



12 RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION



Vestfrost Solutions is working towards reaching the UN - Global Sustainable Development Goals by 2030.

The Sustainable Development Goals are the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all.

In order to implement Goal no 12 "Responsible Consumption and Production", this manual has been printed on recycled paper.



Model VLS 064A RF AC Internal Voltage Stabilizer
Combined Inclined Refrigerator/Waterpacks Freezer

GB Instructions for use
FR Consignes d'utilisation
ES Instrucciones para el uso
RUS Инструкция по эксплуатации
CHI 使用说明

مادختسالا تامي لعت ARA

WARNING

As the appliance contains a flammable refrigerant, R600a as stated on nameplate, it is essential to ensure that the refrigerant pipes are not damaged.

The quantity and type of the refrigerant used in your appliance is indicated on the rating plate.

Standard EN378 specifies that the room in which you install your appliance must have a volume of 1m³ per 8 g of hydrocarbon refrigerant used in the appliances. This is to avoid the formation of flammable gas/air mixtures in the room where the appliance is located in the event of a leak in the refrigerant circuit.

WARNING:

Ventilation openings in the appliance or in built-in structures must be kept clear.

WARNING:

Do not use other mechanical devices or means to accelerate the defrosting process or to remove rime other than those recommended by the manufacturer.

WARNING:

Do not damage the refrigerant system.

WARNING:

The appliance may not be exposed to rain.

WARNING:

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance

WARNING:

Children must not play with, on, or around the appliance.

WARNING:

Children must not clean the appliance or carry out general maintenance unless they are at least 8 years old and are being supervised.

WARNING:

Always, keep the keys in a separate place and out of reach of children.

WARNING:

Before servicing or cleaning the appliance, switch off circuit breaker.

**WARNING:**

Danger risk of fire or explosion. Flammable refrigerant R600a used, as stated on nameplate. To be repaired only by trained personnel.

WARNING:

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

WARNING:

When positioning the appliance, ensure the power cord is not trapped or damaged.

WARNING:

Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

WARNING:

Appliance use flammable insulation blowing gas.

For information about safe disposal, please contact your local disposal service.

See section for Disposal.

Contents

WARNING	2
General information	4
Get to know your VLS 064A RF AC.....	5
Electrical connection.....	6
Voltage stabilizers.....	6
HIGHLY IMPORTANT!.....	8
Placing the Fridge-tag ®.....	9
Installation	10
Operation and function	11
Loading the appliance	12
Freezing water packs	12
Maintenance and cleaning.....	13
Trouble shooting.....	14
Warranty, spare parts and service	15
Disposal.....	16

General information

The VLS 064A RF AC is an ice-lined vaccine refrigerator (+2 to +8°C) equipped with basket. It has one compartment for storage of vaccine and one compartment for freezing and storage of water packs.

Technical data

See the rating plate, which is placed at the rear side of the appliance.

Unpacking and installation

1. Unpack the appliance and check that it has not been damaged. If you observe any damage, inform your supervisor.
2. Check the rating for correct voltage and frequency. (fig. 16 page 16)
3. Open and remove all internal packing material.

Warning: For your own safety, no person must attempt to lift this appliance without aid.

Plug in power cord here:

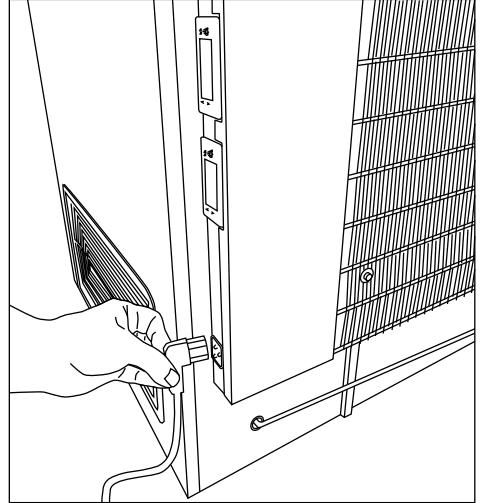


fig. 1

PQS Code	Model	PQS Performance specifications Specification reference:	PQS Independent type-testing protocol Product verification protocol:
E003/070	VLS 064 RF AC	E003/RF03.4	E003/RF03-VP.3

Get to know your VLS 064A RF AC

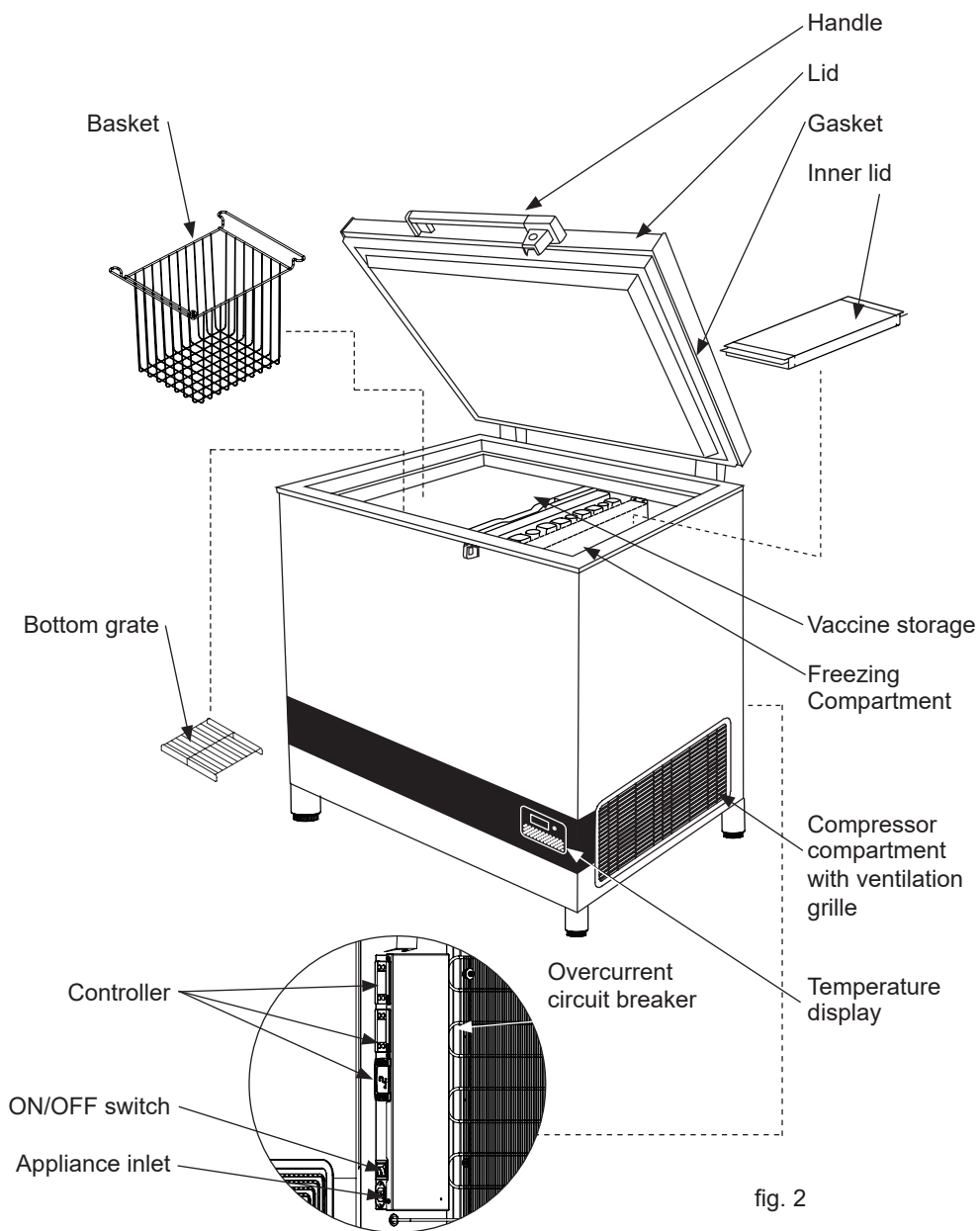


fig. 2

Electrical connection

This device complies with relevant EU directives including Low Voltage Directive 2014/35/EU and Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

The socket should be freely accessible.

Connect the appliance only to 220-240V 50/60Hz mains supply via a correctly installed earthed socket.

The socket must be fused with a 10-13 A fuse.

If the appliance is to be operated in a non-European country, check on the rating plate whether the indicated voltage and current correspond to the values of your mains supply.

Information regarding voltage, current or power are given on the rating plate

Check that the plug fits your type of socket. If it does not fit, procure an appliance cord with the correct plug or have a qualified electrician to fit the plug according to country standards. This appliance must be earthed.

Do not plug several appliances and the refrigerator into the same multiple power strip. The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the voltage listed on the refrigerator's rating plate. Ensure that the plug and socket matches and that the appliance is earthed.

Voltage stabilizers

In order to protect the electrical components, the appliance is equipped with an internal voltage stabilizer for extended input range, that will safeguard the equipment against high/low mains voltage, high/low spikes and surges protection in line with WHO/PQS E007/VS01-VP.5

The internal extended stabilizer monitors the mains voltage continuously. If the voltage rises or drops, the stabilizer will stabilize the output to ensure the voltage reaching the appliance remains constant at 230V (+/-2%), within the operating range of the unit. If the input voltage falls below 110V or rises above 285V, the stabilizer will disconnect the output, thereby protecting the load. Once the mains voltage returns within acceptable limits, the stabilizer will reconnect the output following a startup delay.

Delay in restoring supply:

When under or over-voltage cut-out has occurred and the input voltage has returned to the operating range, the output is automatically restored after the factory set delay time delay (3-3:30 minutes random) when the mains voltage again is within the recommended range and stable.

Standard operation instructions how to connect your appliance:

1. Connect the appliance cable to the junction box
2. Ensure that the switch on the appliance is turned OFF
3. Plug the appliance plug into the wall mains socket
4. Turn the power ON at the wall main socket
5. Turn the switch on the appliance ON
6. The internal stabilizer has a built-in AVS (Automatic Voltage Switcher). This will ensure that the load is not connected immediately. The delay will ensure that the mains is good before connecting the load and protects the equipment from rapid switching on and off.
7. Once the waiting period (3-4 min.) has passed, the stabilizer will release power to the appliance, and the cooling system will turn on

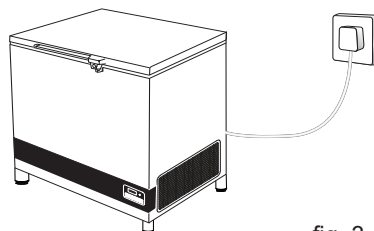
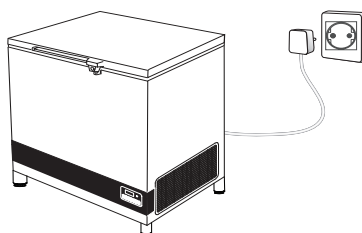


fig. 3

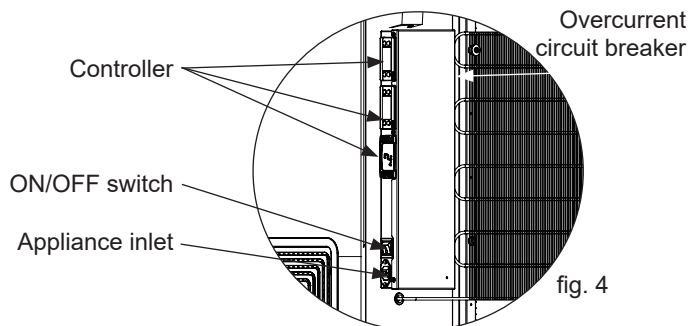


fig. 4

WARNING!

HIGHLY IMPORTANT!

- Make sure NEVER to place any commodities up against the sensor cover.

Eg. Water-pack

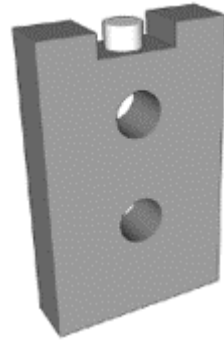


fig. 5

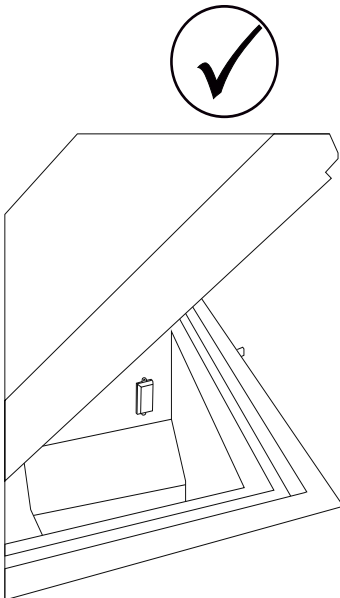


fig. 6

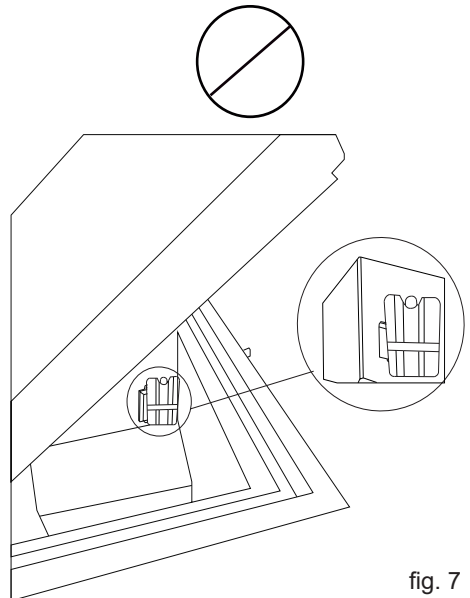


fig. 7

Placing the Fridge-tag[®]

The activated Fridge-tag must be placed immediately in its predetermined location. It is recommended and important to place the device in the centre of the refrigerator for an optimal temperature observation.

External sensor

Two hours before activating the device the external sensor must be placed in its predetermined location. It is recommended and important to place the external sensor in the centre of the refrigerator for an optimal temperature observation and to avoid any incorrect measurements when starting the device



fig. 8

Fridge-tag Support



Installation

Location

The appliance must be placed in a well ventilated room, not in direct sunlight and away from other heating sources.

When installing the appliance please ensure that the floor is level. Please see fig.8 for further directions.

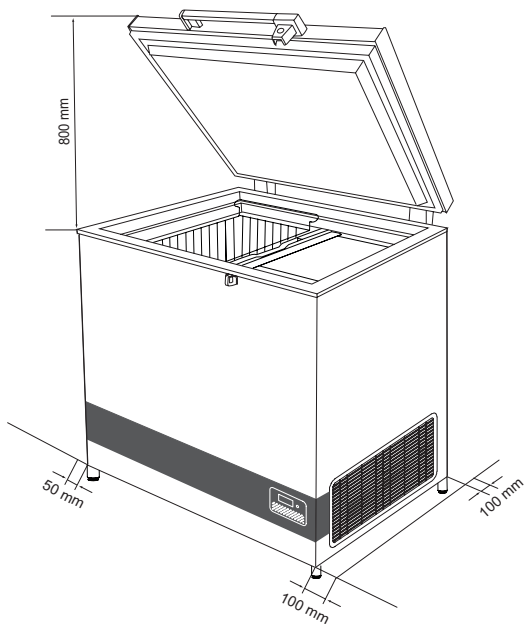


fig. 9

There must be at least 30 mm clearance between the base of the appliance and the floor.

IMPORTANT! There must be free access to the ventilation grille (fig. 10).

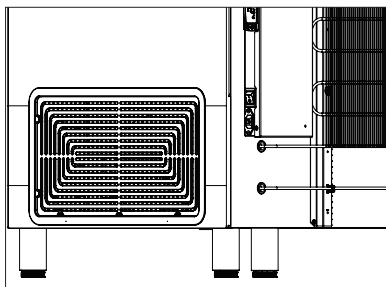


fig. 10

Adjustable feet

Level the appliance by screwing the adjustable feet up or down.

If the appliance is to be placed on a soft surface, e.g. floorboards or a carpet, it is best to recheck whether the appliance is still level after a period of time as the underlying surface may give under the weight of the appliance.

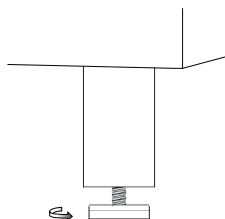


fig. 11

Operation and function

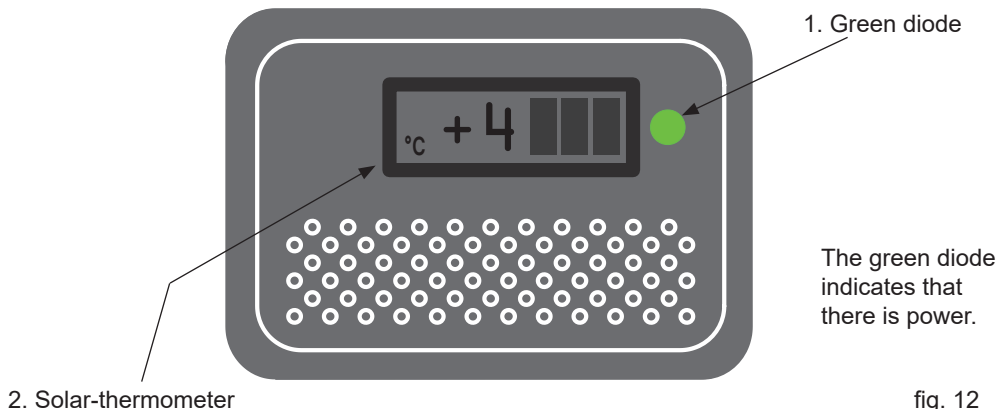


fig. 12

Electronic thermostat

The appliance has an electronic thermostat that controls the temperature in the vaccine compartment. The thermostat is set by the factory.

1. The green diode is on when the appliance is connected to the power supply, and the refrigeration system is operating.
2. Solar Thermometer.

Starting procedure

Connect the mains lead to the power supply. The green diode must light (fig. 12) to indicate that the appliance is operating. The electronic thermostat makes a self test, 20 seconds before the compressor starts.

Temperature control

It is recommended to check the inside temperature with an accurate thermometer twice a day. The inside temperature must be checked regularly according to WHO's standards and specifications.

Cool down of the appliance

Before the appliance is loaded with vaccines the ice-lining must be frozen. To ensure that the ice-lining is frozen do the following:

1. Place a thermometer in the top basket.
2. Let the refrigerator run for at least 48 Hours before loading vaccine.
3. Check the temperature in the vaccine compartment (must be between +2° and +8°C).

The temperature in the vaccine compartment must always be monitored on the thermometer and be within the range +2° to +8°C. Due to tolerance of the thermostat you should always control the temperature during cool down.

Loading the appliance

Loading vaccines

When the temperature in the vaccine compartment has stabilized, i.e. and the temperature is between $+2^{\circ}$ and $+8^{\circ}\text{C}$ and the compressor stops and starts, vaccines can be loaded.

To ensure air-circulation and prevent too low vaccine temperature, direct contact to the inside walls must be avoided in the top section of the cooler.

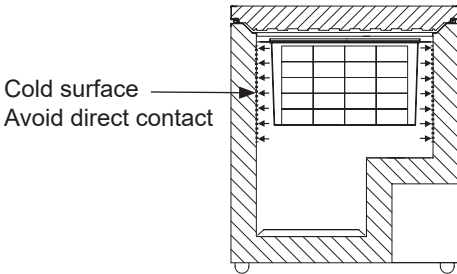


fig. 13

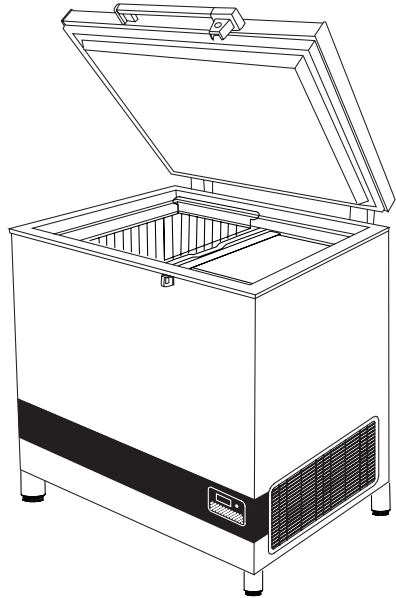


fig. 14

Freezing water packs

The VLS 064A RF AC has a freezing capacity of 3 x 0.6 liter water packs /24h. Storage capacity is 6x 0,6 liter water packs.

- Place the 3 water packs in the slot nearest center of the unit
- Place the lid on top of the freezing compartment
- The water packs will be frozen after 24h
- Move the frozen water packs to the 2. slot for storage

The unit is ready to freeze the next batch of water packs

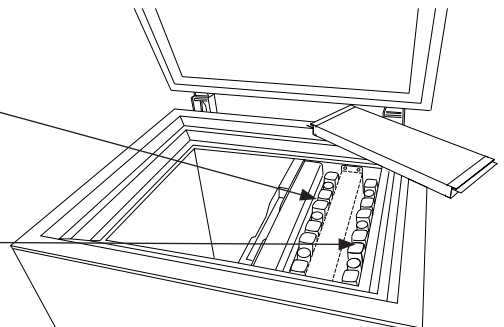


fig. 15

Maintenance and cleaning

Daily maintenance:

The temperature in the vaccine compartment must always be monitored on the thermometer every day. Please note that the vaccine in the appliance may not freeze.

Weekly maintenance:

During normal use, water can accumulate at the bottom of the appliance; remove with a cloth or through the drainage hole.

Wipe off water droplets on the inside wall at the same time.

Under certain ambient conditions, rime can form on the inside wall of the freezer compartment. Remove the rime without using sharp edged tools.

Check if lid gasket is sealing tight to the top frame when the lid is closed. A tight sealing lid reduces accumulation of water and formation of rime significantly.

Monthly maintenance:

Clean the grill on the right side of the refrigerator once each month.

Yearly maintenance:

Electric connections and components are to be checked and cleaned once a year or more if necessary.

Cleaning

Disconnect the power supply before cleaning. The best way to clean the appliance is by using luke warm water with a small amount of unscented detergent. Never use cleaning agents that scour. Use a soft cloth. Rinse with clean water and dry thoroughly. It is important to prevent water from running into the control panel.

The gasket around the lid must be cleaned regularly to prevent discolouration and prolong service life. Use clean water. After cleaning the sealing strip, check that it continues to provide a tight seal.

If the appliance is not being used for any period of time, switch off the appliance, disconnect the power supply, empty the appliance, clean the inside, and leave the lid open to allow air circulation and prevent smells.



Trouble shooting

Fault	Possible cause	Remedy
Compressor is not running	Be patient, it is most likely that the compressor will start within a few minutes.	If this is not the case, check the following: <ul style="list-style-type: none">- Check that power is connected.- Check the circuit breaker- If the above is OK, call technical supervisor.
Compressor is running, and the temperature is too high	The ventilation grille is blocked. The lid is not closed properly. The temperature in the room in which the appliance is installed is too high.	Ensure unhindered air circulation. Ensure that the lid is closed properly. Shield the appliance against direct sun light and ensure more ventilation to the room.
No temperature is displayed	The thermometer is broken. There is not enough light for the solar sensor.	Change the thermometer. Turn on the light.

Warranty, spare parts and service

Warranty disclaimer

Faults and damage caused directly or indirectly by incorrect operation, misuse, insufficient maintenance, incorrect building, installation or mains connection. Fire, accident, lightning, voltage variation or other electrical interference, including defective fuses or faults in mains installations are not covered by the warranty.

Repairs performed by others than approved service centres and any other faults and damage that the manufacturer can substantiate are caused by reasons other than manufacturing or material faults are not covered by the warranty.

Please note that changes to the construction of the appliance or changes to the component equipment of the appliance will invalidate warranty and product liability, and the appliance cannot be used lawfully.

Spare parts

When ordering spare parts, please state the type, serial and product numbers of your appliance. This information is given on the rating plate (fig. 15). The rating plate contains various technical information, including type and serial numbers.

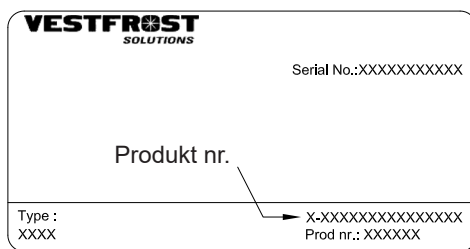


fig. 16

Disposal

Information for Users on Collection and Disposal of Old Equipment and used Batteries



These symbols on the products, packaging, and/or accompanying documents mean that used electrical and electronic products and batteries should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling of old products and used batteries, please take them to applicable collection points, in accordance with your national legislation and the Directives 2012/19/EU and 2006/66/EC.

By disposing of these products and batteries correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

For more information about collection and recycling of old products and batteries, please contact your local municipality, your waste disposal service or the point of sale where you purchased the items.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.



For business users in the European Union.

If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

Information on Disposal in other Countries outside the European Union

These symbols are only valid in the European Union. If you wish to discard this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

Note for the battery symbol :



This symbol might be used in combination with a chemical symbol. In this case it complies with the requirement set by the Directive for the chemical involved.

Avertissement

Puisque l'appareil contient un réfrigérant inflammable, il est essentiel de s'assurer que les conduits du fluide réfrigérant ne sont pas endommagés.

La quantité et le type de réfrigérant utilisée dans votre appareil est indiquée sur la plaque signalétique.

La norme EN378 précise que la pièce dans laquelle vous installez votre appareil doit posséder un volume de 1 m³ par 8 g de réfrigérant avec des hydrocarbures utilisés dans l'appareil afin d'éviter la formation de mélanges gaz/air inflammable dans la pièce où l'appareil est installé dans le cas où il y aurait une fuite dans le circuit réfrigérant.

AVERTISSEMENT:

Gardez les orifices de ventilation, situés sur la carrosserie de l'appareil ou autour de l'appareil, libres de toute obstruction

AVERTISSEMENT:

Ne pas utiliser d'appareils mécaniques ou autres moyens pour accélérer la décongélation sauf ce qui est recommandé par le fabricant.

AVERTISSEMENT:

Ne pas endommager le système de réfrigération.

AVERTISSEMENT:

Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

AVERTISSEMENT:

L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie.

AVERTISSEMENT:

Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation par de jeunes enfants ou des personnes handicapées sauf si elles sont sous la surveillance d'un adulte responsable. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

AVERTISSEMENT:

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

AVERTISSEMENT:

Le nettoyage et l'entretien effectué par l'utilisateur ne doivent pas être accomplis par des enfants, sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et qu'un adulte les surveille.

AVERTISSEMENT:

Danger – risque d’incendie ou d’explosion si réfrigérant inflammable utilisé. L’appareil doit seulement être réparé par un personnel qualifié.

**AVERTISSEMENT:**

Ne pas entreposer des explosifs, tels que les aérosols avec propulseurs inflammables dans l’appareil.

AVERTISSEMENT:

Lors de la mise en place de l’appareil assurez-vous que son cordon d’alimentation n’est pas coincé ni endommagé

AVERTISSEMENT:

Ne placez pas plusieurs piles de courant portables ou des sources d’alimentation portables à l’arrière de l’appareil.

AVERTISSEMENT:

L’isolation de l’appareil contient un gaz propulseur inflammable. Pour plus d’informations sur la mise au rebut sûre, veuillez contacter votre service municipal d’enlèvement de déchets. Voir le chapitre «Mise au rebut».

Sommaire

Avertissement.....	3
Information générale	4
Caractéristiques techniques	4
Déballage	4
Faire connaissance avec son VLS 064A RF AC.....	5
Caractéristiques techniques	6
Stabilisateurs de tension	6
TRÈS IMPORTANT!	8
Placement de l’enregistreur de température (Fridge-Tag®)	9
Installation	10
Mise en service et fonctions	11
Chargement de l’appareil	12
Le gel des packs d’eau.....	12
Entretien et nettoyage	13
Identification des pannes.....	14
Garantie, pièces de rechange et service après-vente.....	15
Mise au rebut.....	16

Information générale

Le VLS 064A RF AC est un réfrigérateur à vaccins glace bordée (entre +2 et +8 ° C) équipé panier. Il a un compartiment pour le stockage du vaccin et un compartiment pour la congélation et le stockage des packs d'eau.

Caractéristiques techniques

Voir la plaque signalétique placée à l'arrière de l'appareil.

Déballage

1. Déballer l'appareil et s'assurer qu'il n'a subi aucun dommage. Si un dommage est observé, contacter votre responsable technique.
2. Vérifier sur la plaque signalétique quelle tension et quelle fréquence conviennent
3. Ouvrir et sortir tout le matériel emballé à l'intérieur.

Attention: Pour votre propre sécurité, personne ne doit tenter de soulever l'appareil sans aide.

Branchez le cordon d'alimentation ici:


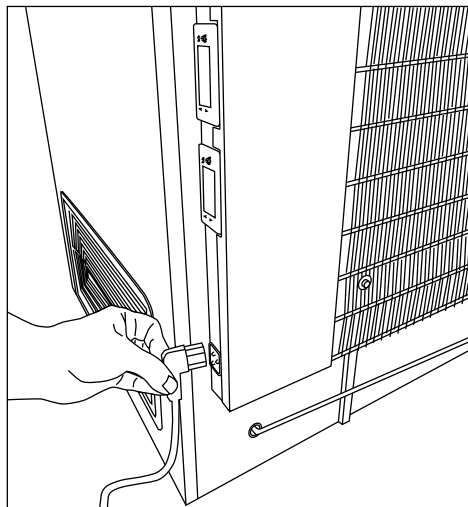


fig. 1

Code PQS	Modèle	Spécifications de performance PQS Référence de spécification :	Registre d'essai de type indépendant PQS Registre de vérification du produit :
E003/070	VLS 064 RF AC	E003/RF03.4	E003/RF03-VP.3

Faire connaissance avec son VLS 064A RF AC

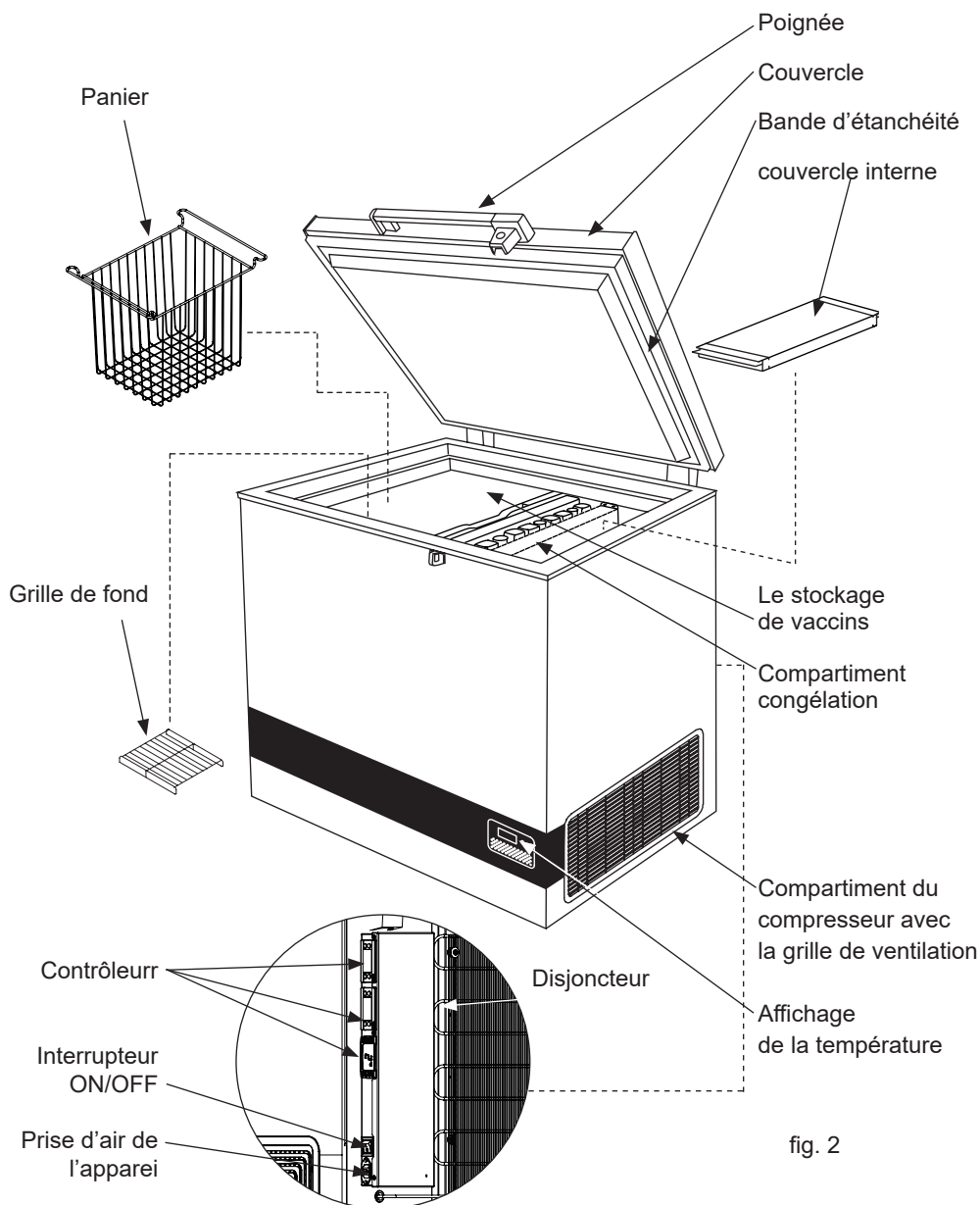

Caracteristiques techniques

Cet appareil est conforme aux directives européennes applicables, notamment la directive basse tension 2014/35/UE, ainsi que la directive compatibilité électromagnétique 2014/30/UE.

La prise murale doit rester accessible.

Veuillez raccorder l'appareil à une tension de secteur de 220-240V 50/60Hz uniquement à l'aide d'une prise murale reliée à la terre dans les règles de l'art.

La prise doit être protégée par un disjoncteur 10-13 A.

Si l'appareil est destiné à être utilisé hors de l'Union européenne, consultez la plaque signalétique afin de vérifier si la tension et l'intensité indiquées sont compatibles avec les valeurs du secteur.

Les informations relatives à la tension, à l'intensité ou à la puissance sont disponibles sur la plaque signalétique

Assurez-vous que la fiche mâle du câble d'alimentation est compatible avec la prise murale. Dans le cas contraire, veuillez faire appel à un électricien qualifié pour effectuer la conversion. Cet appareil doit impérativement être relié à la terre.

Évitez de brancher plusieurs appareils en plus du réfrigérateur sur une même multiprise.

Il est recommandé de toujours brancher le réfrigérateur sur une prise murale dédiée dont la tension correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Assurez-vous de la compatibilité de la fiche mâle et de la prise femelle, ainsi que de la mise à la terre de l'appareil.

Stabilisateurs de tension

Afin de protéger les composants électriques, l'appareil est équipé d'un régulateur de tension interne supportant une plage étendue de tensions d'entrée à même de protéger le matériel contre les variations de tension secteur et les surcharges, conformément au protocole WHO/PQS E007/VS01-VP.5.

Le régulateur interne surveille la tension secteur en permanence. En cas de hausse ou de chute de la tension, le régulateur stabilise la tension de sortie afin qu'elle reste en permanence dans la plage de service de l'appareil, à 230V +/- 2 %. Si la tension d'entrée tombe sous les 110V ou dépasse les 285V, le régulateur déconnecte la sortie pour protéger la charge. Quand la tension secteur revient dans les limites acceptables, le régulateur reconnecte la sortie avec une temporisation de démarrage.

Temporisation pour rétablir l'alimentation :

En cas de coupure due à une sous ou surtension suivie d'un retour de la tension dans la plage de fonctionnement, la tension de sortie est automatiquement rétablie avec la temporisation définie en usine (fixée aléatoirement entre 3 min et 3 min 30) une fois que la tension secteur est à nouveau stable et dans la plage recommandée.

Méthode standard de branchement de votre appareil :

1. Branchez le câble de l'appareil sur la boîte de dérivation
2. Assurez-vous que l'interrupteur de l'appareil est en position OFF.
3. Branchez l'appareil sur la prise secteur
4. Mettez la prise secteur sous tension
5. Mettez l'interrupteur de l'appareil en position ON.
6. Le régulateur dispose d'un commutateur de tension intégré. Cela permet de ne pas raccorder la charge immédiatement. La temporisation permet de s'assurer que la tension secteur soit correcte avant de raccorder la charge, et protège l'appareil contre les coupures/mises sous tension trop rapides.
7. Une fois la période d'attente passée (3-4 min), le régulateur met l'appareil sous tension, et le groupe de réfrigération se met en route.

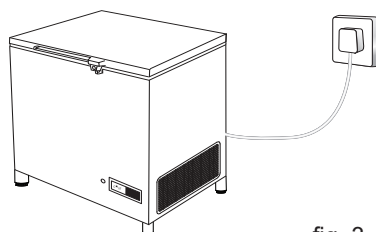
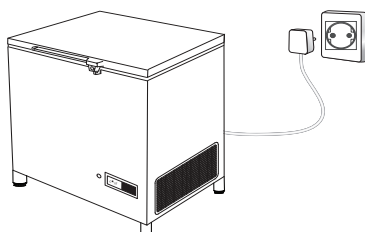


fig. 3

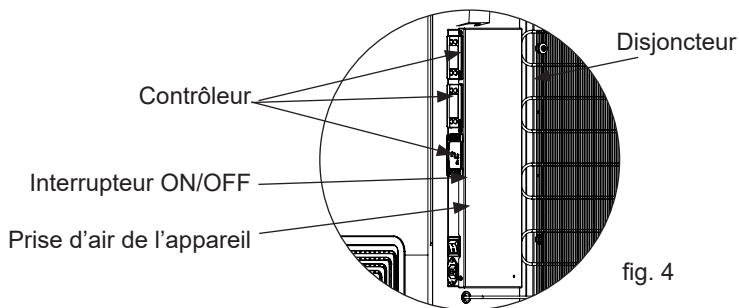


fig. 4

AVERTISSEMENT!

TRÈS IMPORTANT!

- Assurez-vous de ne JAMAIS placer de produits contre le couvercle de sound.

Par exemple briquettes d'eau

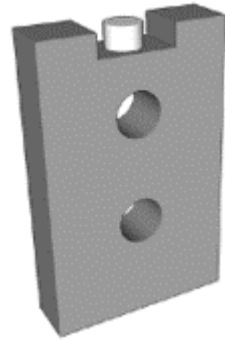


fig. 5

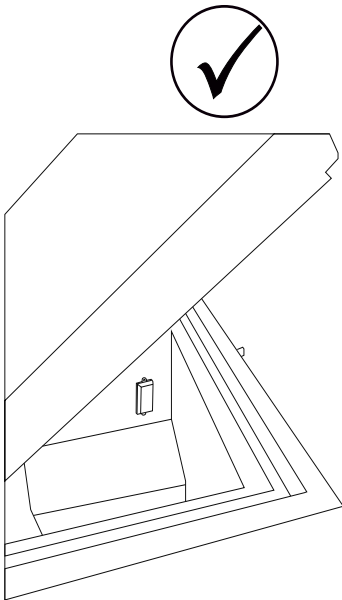


fig. 6

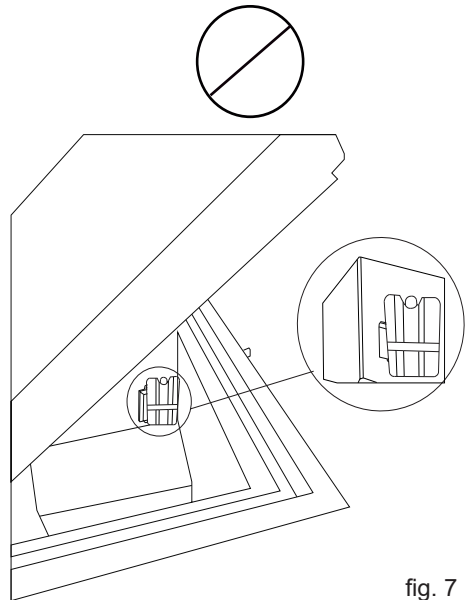


fig. 7

Placement de l'enregistreur de température (Fridge-Tag®)

Le Fridge-tag activé doit être immédiatement mis en place à l'endroit prédéfini. Il est recommandé et important de placer l'appareil au centre du réfrigérateur pour une observation optimale de la température.

Capteur externe

Le capteur externe doit être positionné à son emplacement prédéterminé deux heures avant l'activation de l'appareil. Il est recommandé et important de placer l'appareil au centre du réfrigérateur pour une observation optimale de la température et pour éviter les mesures incorrectes lors du démarrage de l'appareil.



fig. 8

Fridge-tag Support



Installation

Emplacement

L'appareil doit être placé dans une pièce bien ventilée, à l'abri du soleil et loin des autres sources de chaleur.

Lors de la mise en place de l'appareil, s'assurer que le sol est bien plan. Pour plus d'informations, voir la figure 9.

Il doit y avoir au moins 30 mm d'espace entre la base de l'appareil et le sol.

Les ouvertures de ventilation sur l'appareil ou sur la structure incorporée doivent être maintenues libres de toute obstruction.

REMARQUE : L'accès à la grille de ventilation doit être libre. (fig. 10).

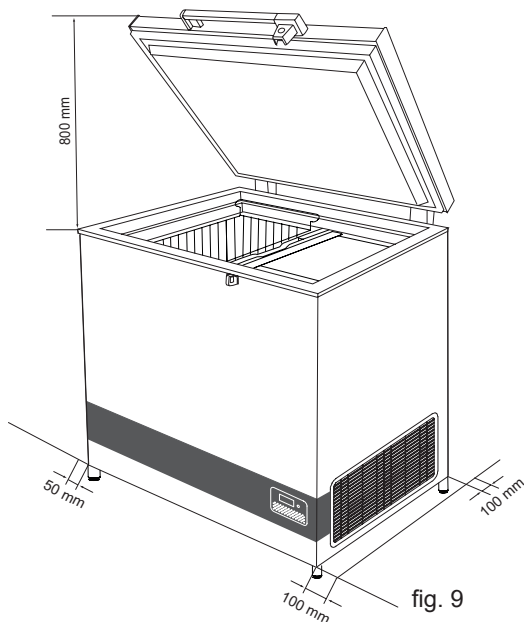


fig. 9

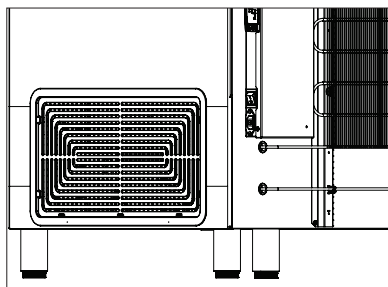


fig. 10

Pieds

Mettez l'appareil à niveau en vissant ou en dévissant les pieds réglables. Voir fig 9.

Si l'appareil est placé sur une surface douce par ex. parquets ou tapis, vous devez revérifier si l'appareil est toujours à niveau après un certain temps, car la surface peut s'enfoncer sous le poids de l'appareil.

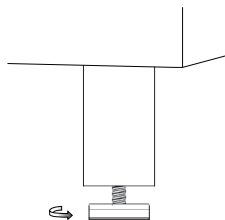


fig. 11

Mise en service et fonctions

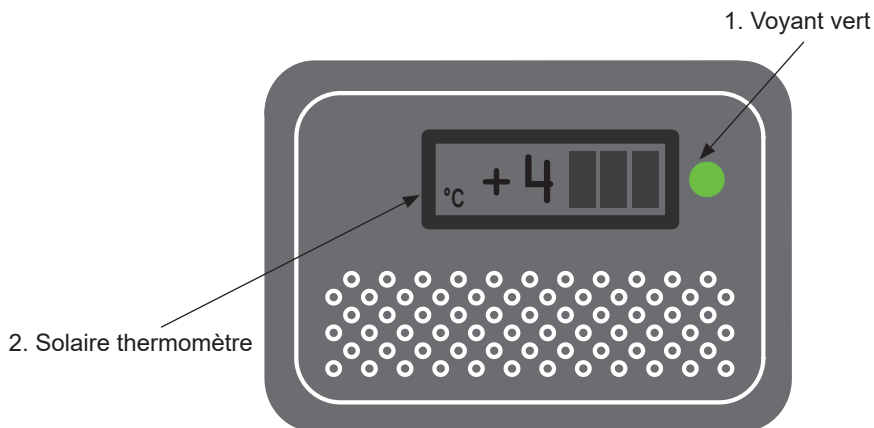


fig. 12

Thermostat électronique

L'appareil est muni d'un thermostat électronique pour le contrôle de la température dans le compartiment à vaccins. Le thermostat est réglé au départ d'usine.

1. La diode verte est allumée lorsque l'appareil est connecté à l'alimentation électrique, et le système de réfrigération fonctionne.
2. Solaire thermomètre.

Procédure de mise en route

Connecter le fil de sortie à la prise de courant. La diode verte doit s'allumer pour indiquer que l'appareil est en fonction. Le thermostat électronique procède à son propre test, 20 secondes avant la mise en route du compresseur.

Contrôle de la température

Il est recommandé de vérifier la température intérieure deux fois par jour à l'aide d'un thermomètre précis. Selon les standards et les spécifications de l'OMS, la

température intérieure doit être contrôlée régulièrement.

Refroidissement de l'appareil

Avant que les vaccins soient chargés dans l'appareil, la contre-paroi réfrigérante doit être gelée. Pour s'assurer que la contre-paroi réfrigérante est bien gelée, procéder comme suit :

1. Placer un thermomètre dans le panier supérieur.
2. Laisser le réfrigérateur fonctionner pendant 48 heures au moins avant de charger les vaccins.
3. Contrôler la température dans le compartiment de vaccins (celle-ci doit se situer entre +2 et +8 °C).

La température dans le compartiment à vaccins doit être constamment contrôlée sur le thermomètre et doit se situer dans une fourchette de +2 à +8 °C. La précision du thermostat permet un contrôle constant de la température pendant le refroidissement.

Chargement de l'appareil

Chargement des vaccins

Une fois la température du compartiment à vaccins stabilisée, que celle-ci se trouve entre +2 et +8 °C et que le compresseur s'arrête et repart, les vaccins peuvent être introduits. Les vaccins doivent être disposés dans les paniers.

Pour assurer la circulation d'air et éviter des températures trop basses dans le vaccin, un contact direct avec les parois intérieures doit être évité.

La charge du vaccin dans les paniers ne doit pas être au-dessus des paniers.

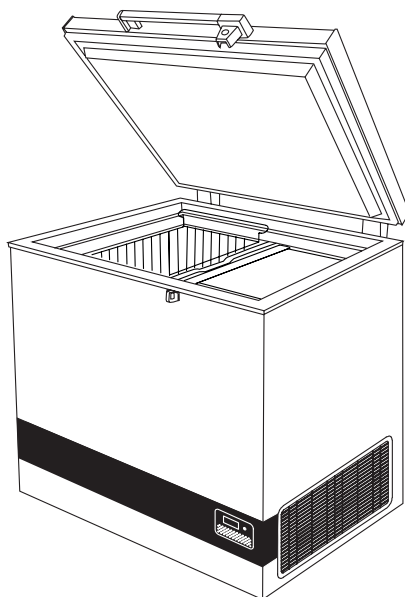


fig. 14

Surface froide
Eviter le
contact direct

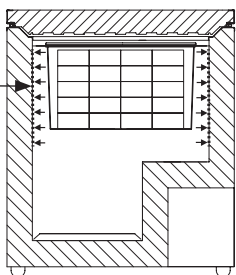


fig. 13

Le gel des packs d'eau

Le VLS 064A RF AC a une capacité de gel de packs d'eau 3 x 0,6 litre / 24 La capacité de stockage est 6x 0,6 packs d'eau d'un litre.

- Placez les packs d'eau 3 dans la fente le côté le plus proche de l'unité
- Placez le couvercle sur le dessus du compartiment de congélation
- Les packs d'eau seront gelés après 24h
- Déplacez les packs d'eau gelés à 2. fente de stockage

L'appareil est prêt à geler le prochain lot de packs d'eau

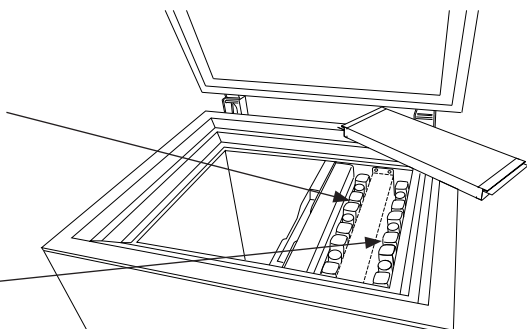


fig. 15

Entretien et nettoyage

Entretien journalier :

La température du compartiment pour vaccins doit toujours être relevée sur le thermomètre chaque matin et chaque soir. Veuillez noter que les vaccins dans l'appareil ne doivent pas geler.

Entretien hebdomadaire :

A l'usage normal, l'eau peut s'accumuler au fond de l'appareil: l'enlever avec un chiffon ou par le trou d'écoulement.

Essuyer des gouttelettes d'eau sur la paroi intérieure en même temps.

Dans certaines conditions ambiantes, du givre peut se former sur la paroi intérieure du compartiment congélateur. Enlever le givre sans utiliser des outils à arêtes vives.

Vérifier si le joint d'étanchéité du couvercle joint bien sur le cadre supérieur lorsque le couvercle est fermé. Un couvercle à fermeture étanche réduit l'accumulation d'eau et la formation de givre considérablement.

Entretien mensuel :

Nettoyez la grille du côté droit du réfrigérateur une fois par mois.

Entretien annuel :

Les raccords électriques et les composants doivent être vérifiés et nettoyés une fois par année ou plus souvent si nécessaire.

Nettoyage

Débranchez l'alimentation avant le nettoyage.

La meilleure façon de nettoyer l'appareil est d'utiliser de l'eau chaude avec une petite quantité de détergent non parfumé. N'utilisez jamais des produits de nettoyage décapants. Utiliser un chiffon doux. Rincez à l'eau claire et séchez minutieusement. Il est important d'éviter que l'eau s'écoule dans le panneau de contrôle.

Le joint d'étanchéité autour du couvercle doit être nettoyé régulièrement afin d'éviter la décoloration et pour prolonger la durée d'utilisation. Utilisez de l'eau propre. Après le nettoyage du joint d'étanchéité, vérifiez qu'il continue de fournir une bonne étanchéité.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période de temps, ouvrez l'interrupteur d'alimentation, débranchez l'appareil, videz l'appareil, nettoyez l'intérieur et laissez le couvercle ouvert pour permettre à l'air de circuler afin de prévenir les odeurs.

Identification des pannes

En cas d'anomalie	Causes possibles	Marche à suivre
Le compresseur ne fonctionne pas et les poches de glace ne sont pas froides	Patienter. Le compresseur va certainement se mettre en marche dans quelques minutes.	Si ce n'est pas le cas, procéder aux vérifications suivantes : - Vérifiez que l'alimentation est branchée et que le câble du panneau solaire à l'appareil n'est pas endommagé. - Vérifier disjoncteur - Si tous les éléments ci-dessus sont en ordre, appeler un responsable technique.
Le compresseur tourne, et la température est trop haute.	<p>La grille de ventilation est bloquée.</p> <p>Le couvercle n'est pas fermé correctement.</p> <p>Le ventilateur dans l'appareil est bloqué ou défectueux.</p> <p>Le ventilateur dans le compartiment du compresseur est bloqué ou défectueux.</p> <p>L'appareil est placé dans une température ambiante trop élevée.</p>	<p>Assurer la libre circulation de l'air.</p> <p>S'assurer que le couvercle soit bien fermé.</p> <p>Vérifiez que le ventilateur fonctionne, sinon, le remplacer. Voir la section : Service</p> <p>Vérifiez que le ventilateur fonctionne, sinon, le remplacer. Voir la section : Service</p> <p>Protéger l'appareil contre la lumière directe du soleil et assurer une meilleure ventilation de la pièce.</p>
La température n'est pas affichée	<p>Le thermomètre solaire ne fonctionne pas.</p> <p>Il n'y a pas assez de lumière pour le capteur solaire.</p>	<p>Remplacez le thermomètre solaire.</p> <p>Allumez la lumière.</p>

Garantie, pièces de rechange et service après-vente

Les pannes ou les dommages dûs directement ou indirectement à une utilisation incorrecte ou fautive, un entretien insuffisant, un encastrement, une mise en place ou un raccordement incorrect, un incendie, un accident, un impact de foudre, des variations de tension et tout autre dysfonctionnement électrique dû par exemple à des fusibles ou disjoncteurs défectueux, ou à des défauts du réseau d'alimentation électrique ne sont pas couverts par la garantie. Dans le cas de réparations effectuées par des personnes autres que les réparateurs agréés par le fournisseur, et en termes généraux l'ensemble des pannes et dommages dont le fournisseur peut prouver qu'ils sont dûs à d'autres causes que des erreurs ou défauts de fabrication et de matériaux et qui, par conséquent, ne sont pas couverts par la garantie.

Veillez noter que lorsqu'une intervention dans la construction ou d'une modification des composants de l'appareil a été faite, la garantie et la responsabilité du fournisseur cesse, et l'appareil ne peut pas être utilisé légitimement.

Pièces de rechange

Lors de la commande de pièces de rechange, indiquer le type, numéro de produit et de production de l'appareil. Ces renseignements se trouvent sur la plaque signalétique au dos de l'appareil. La plaque signalétique renferme plusieurs informations techniques, dont les numéros de type et de série.



fig. 16

TOUJOURS faire appel à des services agréés en cas de réparation ou de remplacement !

Mise au rebut

Avis aux utilisateurs concernant la collecte et l'élimination des piles et des appareils électriques et électroniques usagés.



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles et appareils électriques et électroniques usagés doivent être séparés des ordures ménagères. Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur ainsi qu'aux directives 2012/19/EU et 2006/66/EC.

En éliminant piles et appareils usagés conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à prévenir le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets potentiellement nocifs d'une manipulation inappropriée des déchets.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage des piles et appareils usagés, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie, du service municipal d'enlèvement des déchets ou du point de vente où vous avez acheté les articles concernés.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.



Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne

Si vous souhaitez vous défaire de pièces d'équipement électrique ou électronique, veuillez vous renseigner directement auprès de votre détaillant ou de votre fournisseur.

Information relative à l'élimination des déchets dans les pays extérieurs à l'Union européenne

Ce pictogramme n'est valide qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour supprimer ce produit, contactez les autorités locales ou votre revendeur afin de connaître la procédure d'élimination à suivre.



Note relative au pictogramme à apposer sur les piles:

Le pictogramme représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix est conforme à la réglementation. Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il remplit également les exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.

Advertencia

Puesto que el aparato contiene un refrigerante inflamable, es esencial asegurarse de que no esté dañada la tubería de refrigeración.

La cantidad y el tipo de refrigerante usado en su aparato se indica en la placa de datos.

La Norma EN378 establece que el local en el que Ud. instale su aparato deberá tener un volumen de 1m³ por 8 g de refrigerante de hidrocarburos usado en los aparatos. El objetivo es evitar la formación de mezclas de aire/gas inflamable en el local donde esté situado el aparato, en caso de un escape en el circuito del refrigerante.

ADVERTENCIA:

Mantenga las aberturas de ventilación de la caja del aparato o de la estructura integrada libres de obstrucciones

ADVERTENCIA:

No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante

ADVERTENCIA:

No dañe el sistema del refrigerante

ADVERTENCIA:

No utilice aparatos eléctricos dentro del compartimento de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante

ADVERTENCIA:

No se debe exponer el aparato a la lluvia

ADVERTENCIA:

Consejos y advertencias de seguridad. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre y cuando sea bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o que le haya instruido en el uso correcto del aparato siendo consciente de los daños que se pudieran ocasionar.

ADVERTENCIA:

No dejar que los niños jueguen con el aparato

ADVERTENCIA:

La limpieza y el mantenimiento rutinario no deben encomendarse a los niños a menos que sean mayores de 8 años y lo hagan bajo supervisión.

ADVERTENCIA:

Mantenga siempre las llaves en lugar separado y fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA:

No guarde sustancias explosivas, tales como latas de aerosol con un propelente inflamable en este electrodoméstico.

**ADVERTENCIA:**

Peligro de incendio o explosión si refrigerante inflamable usado. Solo Debe ser reparado por personal capacitado

ADVERTENCIA:

al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de energía no esté atascado o dañado.

ADVERTENCIA:

no ubique las tomas de corriente portátiles o suministros de energía portátiles en la parte trasera del aparato.

ADVERTENCIA:

El aparato utiliza gas soplado de aislamiento inflamable. Para obtener información sobre la eliminación segura, póngase en contacto con su servicio de eliminación local. Ver sección sobre eliminación.

Índice

Advertencia.....	2
INFORMACIÓN GENERAL.....	4
Datos técnicos.....	4
Desembalaje.....	4
Conozca su VLS 064A RF AC.....	5
Conexión eléctrica.....	6
Estabilizador de voltaje.....	6
MUY IMPORTANTE!.....	8
Colocación del Fridge-Tag.....	9
Instalación.....	10
Operación y funcionamiento.....	11
Carga del aparato.....	12
Congelación packs de agua.....	12
Mantenimiento y limpieza.....	13
Corrección de fallos.....	14
Garantía, repuestos y servicio.....	15
Eliminación de electrodomésticos.....	16

INFORMACIÓN GENERAL

El VLS 064A RF AC es un refrigerador de vacunas forrada con hielo (2 y + 8 ° C) equipado con la cesta. Cuenta con un compartimento para el almacenamiento de vacunas y un compartimento para la congelación y el almacenamiento de los paquetes de agua.

Datos técnicos

Consulte la placa de especificaciones técnicas colocada en la parte posterior del aparato.

Desembalaje

1. Retire el embalaje del aparato, y verifique que no tenga daños. Si observa algún daño, infórmelo a su supervisor.
2. Verifique que el voltaje y la frecuencia de la alimentación eléctrica coincidan con lo especificado. (fig. 11 página 12)
3. Abra el aparato y retire todo el material de embalaje.

Advertencia: Para su propia seguridad, ninguna persona debe intentar levantar el aparato sin ayuda.

Enchufe el cable de alimentación aquí:


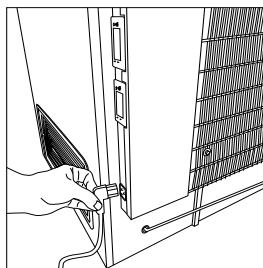


fig. 1

Código PQS	Modelo	Especificaciones de rendimiento de PQS Referencia de especificación:	Protocolo independiente de prueba de PQS Protocolo de verificación de producto:
E003/070	VLS 064 RF AC	E003/RF03.4	E003/RF03-VP.3

Conozca su VLS 064A RF AC

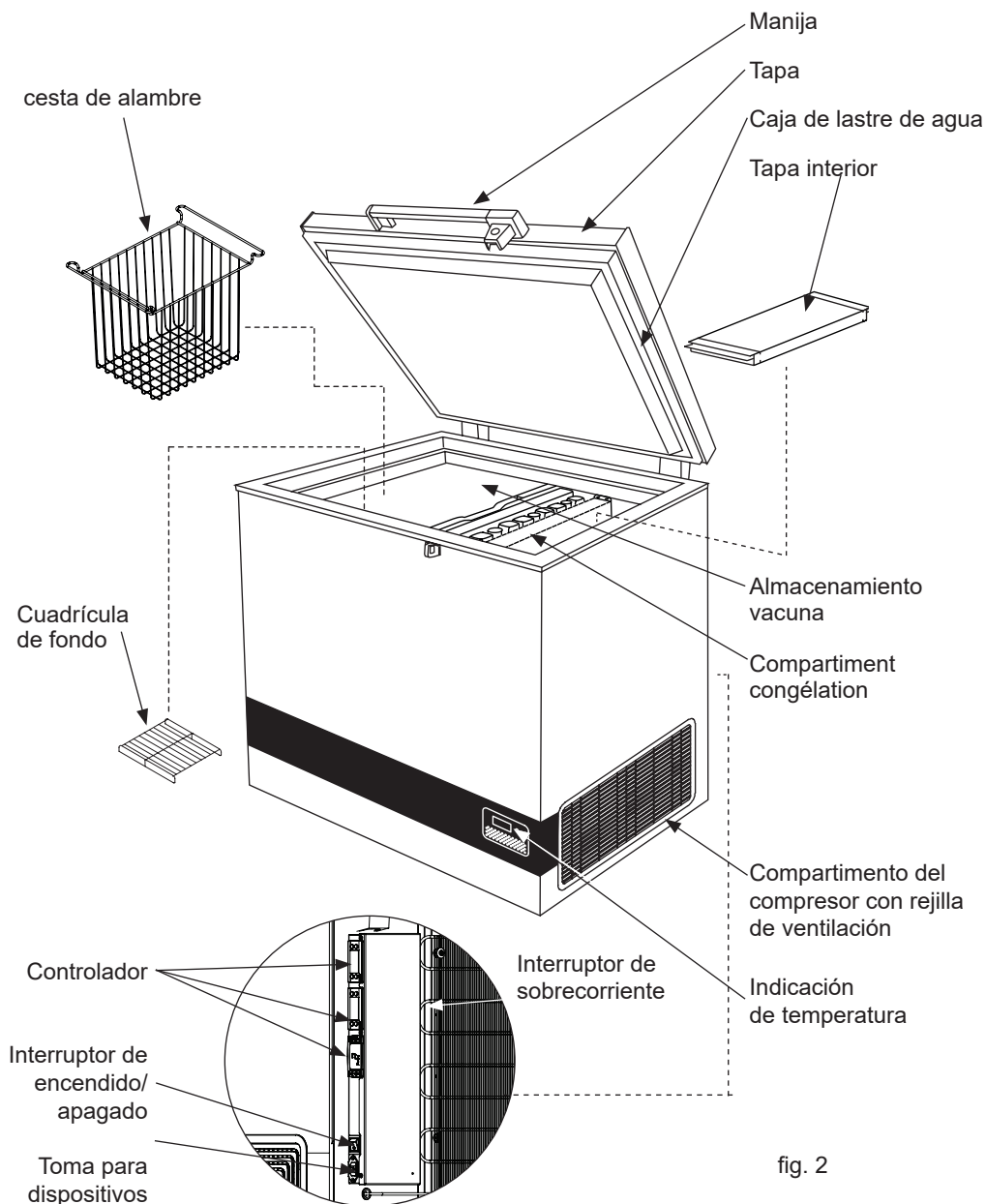

Conexión eléctrica

Este aparato cumple con las Directivas de la UE relevantes, incluidas la Directiva de baja Tensión 2014/35/UE y la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE

La toma de corriente deberá ser libremente accesible.

Conecte el aparato únicamente a una alimentación de tensión de 220-240V 50/60Hz a través de una toma de corriente con puesta a tierra correctamente instalada.

La toma deberá estar protegida con un fusible de 10-12A.

Si el aparato se va a usar en un país no europeo, compruebe en la placa de características si la tensión y la corriente indicadas se corresponden con los valores de su red de alimentación.

La información relativa a la tensión, la corriente o la alimentación figura en la placa de característica

Compruebe que el conector se corresponda con el tipo de su toma de corriente. Si no se corresponde, encargue a un electricista que adapte el conector a la toma. Este aparato debe estar puesto a tierra.

No conecte en una misma toma múltiple la nevera y otros aparatos.

La nevera siempre deberá conectarse a su propia toma de corriente individual, cuyo rango de tensión coincide con la tensión que figura en la placa de características de la nevera. Asegúrese de que el conector y la toma se corresponden y que el aparato está puesto a tierra.

Estabilizador de voltaje

A fin de proteger los componentes eléctricos, el aparato está equipado con un estabilizador de tensión interno para un rango de entrada ampliado, que salvaguardará el equipo contra la tensión de red alta/baja, los picos de tensión altos/bajos y la protección contra sobretensiones de conformidad con WHO/PQS E007/VS01-VP.5

El estabilizador ampliado interno monitorea continuamente la tensión de la red. Si la tensión sube o baja, el estabilizador estabilizará la salida para asegurar que la tensión que llega al aparato se mantiene constante a 230V (+/-2%), dentro del rango de funcionamiento de la unidad. Si la tensión de entrada desciende por debajo de 110V o se eleva por encima de 285V, el estabilizador desconectará la salida, con lo que se protege la carga. Una vez que la tensión de red vuelva a estar dentro de los límites aceptables, el estabilizador volverá a conectar la salida tras un retardo en el arranque.

Retardo en la restauración del suministro:

Cuando se ha producido una desconexión por bajada o subida de tensión y la tensión de entrada ha vuelto al rango de funcionamiento, la salida se restaura automáticamente tras el tiempo de retardo establecido en fábrica (3-3:30 minutos aleatorios) cuando la tensión de red vuelve a estar dentro del rango recomendado y es estable.

Instrucciones de funcionamiento estándar de cómo conectar su aparato:

1. Conecte el cable del aparato a la caja de empalme
2. Asegúrese de que el interruptor del aparato esté apagado
3. Enchufe el conector del aparato en la toma de corriente de pared
4. Encienda la alimentación en la toma de corriente de pared
5. Enciende el interruptor del aparato
6. El estabilizador interno incorpora un conmutador de tensión automático (AVS, Automatic Voltage Switcher). Este garantiza que la carga no se conecta de inmediato. El retardo permite garantizar que la tensión de red es correcta antes de conectar la carga, con lo que protege el equipo de un encendido o apagado rápidos.
7. Una vez transcurrido el periodo de espera (3-4 min.), el estabilizador permitirá la alimentación al aparato, y el sistema de refrigeración se conectará.

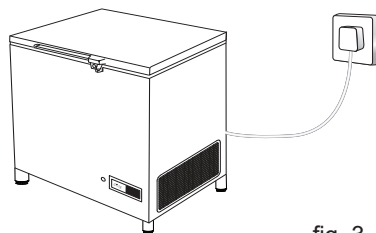
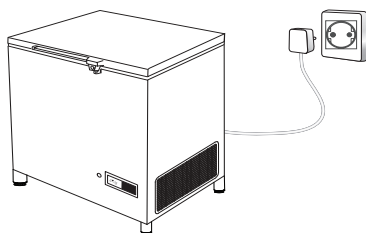


fig. 3

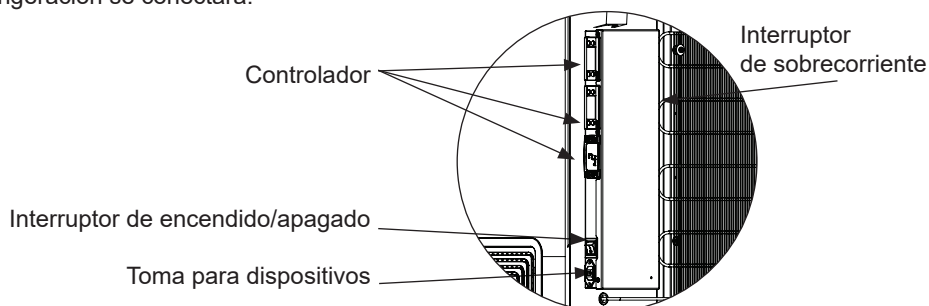


fig. 4

ADVERTENCIA!

MUY IMPORTANTE!

- Asegúrese de NUNCA colocar ningún material contra la cubierta del sensor.

Ej. Paquetes de agua

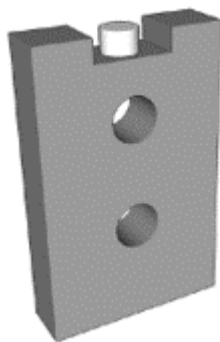


fig. 5

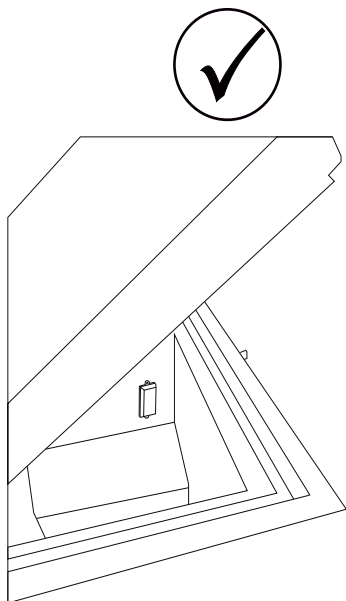


fig. 6

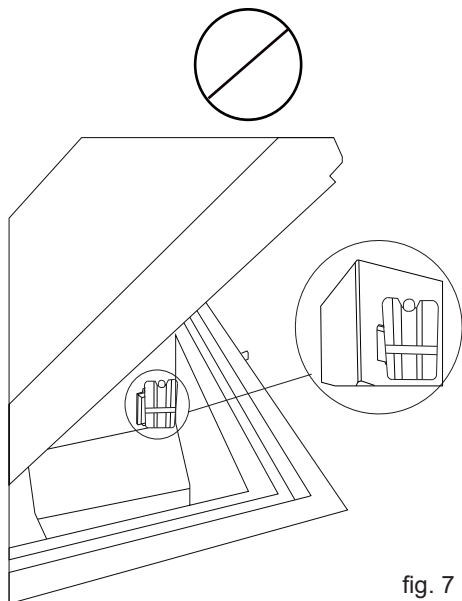


fig. 7

Colocación del Fridge-Tag

El Fridge-tag activado se debe colocar inmediatamente en su ubicación predeterminada. Se recomienda y es importante colocar el dispositivo en el centro del frigorífico para una observación de temperatura óptima

Sensor externo

Dos horas antes de activar el dispositivo, el sensor externo debe estar colocado en su ubicación predeterminada. Se recomienda y es importante colocar el sensor externo en el centro del frigorífico para una observación de temperatura óptima y para evitar cualquier medición incorrecta al poner en marcha el dispositivo



fig. 8

**Fridge-tag
Support**



Instalación

Ubicación

Se debe colocar el aparato en una habitación bien ventilada, no debe recibir luz solar directa y debe quedar lejos de otras fuentes de calor.

Al instalar el electrodoméstico asegúrese de que el piso esté nivelado. Consulte la figura 9 para obtener instrucciones adicionales.

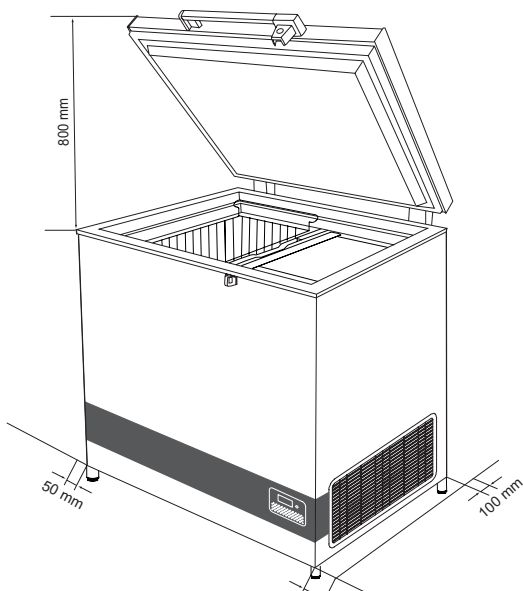


fig. 9

Debe haber una separación libre mínima de 30 mm entre la base del aparato y el suelo.

Deben mantenerse libres de obstáculos las aberturas de ventilación del aparato o de las estructuras integradas.

AVISO: No debe obstaculizarse el acceso a la rejilla de ventilación. (figura 10).

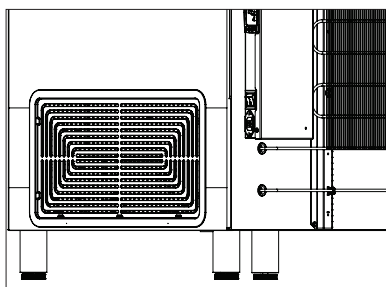


fig. 10

Pies ajustables

Nivele el aparato atornillando los pies ajustables hacia arriba o hacia abajo.

Si el aparato se va a colocar sobre una superficie blanda, como por ejemplo suelo de madera o una alfombra, lo mejor es volver a comprobar si el aparato sigue nivelado después de un período de tiempo, ya que la superficie subyacente puede darse, bajo el peso del aparato.

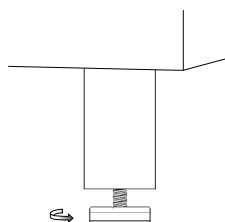


fig. 11

Operación y funcionamiento

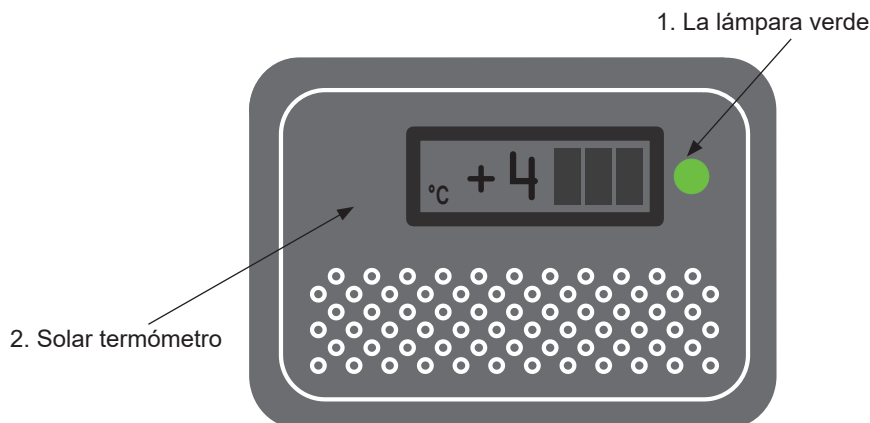


fig. 12

Termostato electrónico

El aparato tiene un termostato electrónico que controla la temperatura en el compartimiento de vacunas. El termostato se calibra en la fábrica

1. La luz indicadora verde está encendida cuando el aparato está conectado a la fuente de energía eléctrica, y el sistema de refrigeración está funcionando.
2. Solar termómetro.

Procedimiento de funcionamiento inicial

Conecte los conductores principales a la fuente de alimentación. Es necesario que encienda la luz indicadora verde (Fig. 12) para indicar que el aparato está funcionando. El termostato electrónico realiza una prueba automática, 20 segundos antes del arranque del compresor.

Control de temperatura

Se recomienda verificar dos veces al día, con un termómetro de precisión, la temperatura interior. Es necesario

verificar periódicamente la temperatura interior de acuerdo con las normativas y especificaciones de WHO.

Enfriamiento del aparato

Es necesario del revestimiento de hielo estén congelados antes de cargar el aparato con las vacunas. Para verificar que los cuatro lados del revestimiento de hielo estén congelados haga lo siguiente:

1. Coloque un termómetro en la canasta superior.
2. Deje que el refrigerador funcione durante al menos 48 horas antes de cargar la vacuna.
3. Verifique la temperatura en el compartimiento de la vacuna (debe estar entre los límites de +2° y +8 °C).

Siempre se debe observar en el termómetro la temperatura en el compartimiento de vacunas, y ésta debe encontrarse dentro de los límites de +2° a +8 °C. Debido a la tolerancia mecánica de los termostatos siempre se debe controlar la temperatura durante el enfriamiento.

Carga del aparato

Carga de vacunas

Cuando la temperatura en el compartimiento de vacunas se haya estabilizado, es decir, la temperatura se encuentre entre $+2^{\circ}$ y $+8^{\circ}$ °C y el compresor se apague y se encienda, se podrán cargar las vacunas. Se recomienda colocar las vacunas ordenadamente en las canastas.

Para garantizar la circulación de aire y evitar demasiado baja temperatura de la vacuna, el contacto directo con las paredes interiores debe ser evitado.

La vacuna no debe ser cargada por encima de la parte superior de las cestas.

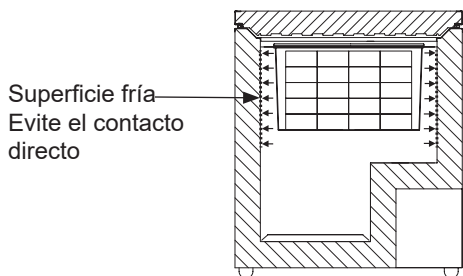


fig. 13

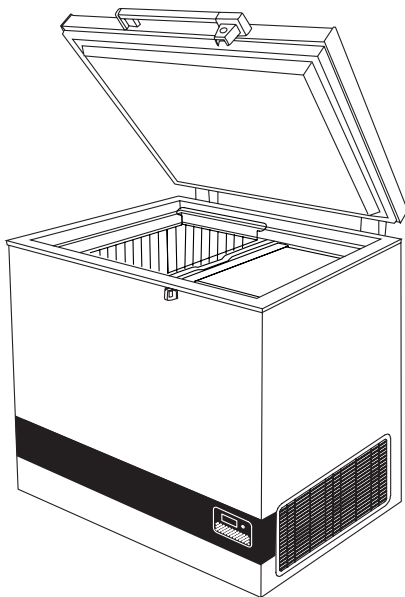


fig. 14

Congelación packs de agua

El VLS 064A RF AC tiene una capacidad de congelación de paquetes de agua de 3 x 0,6 litros / 24h. La capacidad de almacenamiento es 6x 0,6 paquetes de litro de agua.

- Coloque los 3 packs de agua en la ranura lado más cercano a la unidad
- Coloque la tapa en la parte superior del compartimento de congelación
- Los envases de agua se congelan después de 24h
- Mueva los paquetes de agua congelada a la ranura 2 para el almacenamiento

La unidad está lista para congelar el siguiente lote de paquetes de agua

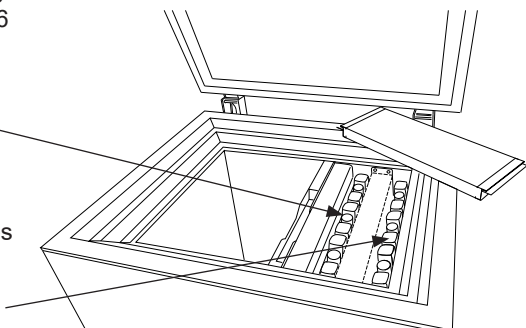


fig. 15

Mantenimiento y limpieza

Mantenimiento diario:

La temperatura en el compartimento de vacunas siempre debe controlarse en el termómetro cada mañana y cada noche.

Por favor, recuerde que la vacuna dentro del aparato no debe congelarse.

Mantenimiento semanal:

Durante el uso normal, el agua puede acumularse en la parte inferior del aparato, retirar con un paño o a través del orificio de drenaje

Limpie las gotitas de agua en la pared interior, al mismo tiempo.

Bajo ciertas condiciones ambientales, puede formar escarcha en la pared interior. Retire la escarcha sin utilizar herramientas afiladas.

Inspecciona si la junta de la tapa se cierre hermético a la parte superior del marco, cuando la tapa está cerrada. Una tapa de cierre hermético reduce la acumulación de agua y la formación de escarcha significativamente.

Mantenimiento mensual:

Limpie la rejilla en el lado derecho del refrigerador una vez al mes.

Mantenimiento anual:

Deben controlarse y limpiarse las conexiones y componentes eléctricos una vez al año, o con mayor frecuencia si es necesario.

Limpieza

Desconecte la alimentación eléctrica antes de proceder a limpiar.

El mejor modo de limpiar el aparato es usando agua caliente, con una pequeña cantidad de detergente sin perfume. Nunca use agentes de limpieza abrasivos. Utilice un paño blando. Enjuague con agua limpia, y séquelo completamente. Es importante evitar que el agua penetre en el panel de mandos.

Es necesario limpiar regularmente el burlete alrededor de la tapa para prevenir la decoloración, y para prolongar la vida útil de servicio. Use agua limpia. Después de limpiar el burlete, verifique que éste continúe proporcionando un sello hermético.

Si no se va a usar el aparato durante un tiempo, desenchúfelo, desconecte la alimentación eléctrica, vacíe el aparato, limpie el interior, y deje la tapa abierta para permitir la circulación de aire e impedir que se formen malos olores.

Corrección de fallos

Fallo	Causa posible	Solución
El compresor no está en funcionamiento, y los paquetes de hielo no están fríos	Espere, lo más probable es que el compresor vuelva a funcionar a los pocos minutos.	Si esto no sucediera, compruebe lo siguiente: - Compruebe que esté conectada la alimentación eléctrica, y que el cable que va del panel solar al aparato esté intacto. - Controle Interruptor de sobrecorriente - Si todo lo arriba indicado está bien, llame a su supervisor técnico.
El compresor está en funcionamiento, y la temperatura es demasiado alta	La rejilla de ventilación está bloqueada. La tapa no está cerrada debidamente. El ventilador dentro del aparato está bloqueado o defectuoso. El ventilador dentro del compresor está bloqueado o defectuoso. La temperatura del local donde se ha instalado el aparato es demasiado alta.	Verifique que no haya obstrucciones para la circulación del aire. Verifique que la tapa esté debidamente cerrada. Controle que el ventilador esté en funcionamiento, de lo contrario debería cambiarse. Véase la sección: Servicio Controle que el ventilador esté en funcionamiento, de lo contrario debería cambiarse. Véase la sección: Servicio Proteja el aparato de la luz solar directa, y asegúrese de que el local esté más ventilado.
No se indica ninguna temperatura en la pantalla	El termómetro solar no funciona No hay suficiente luz para el sensor solar.	Cambie el termómetro solar. Enciende la luz.

Garantía, repuestos y servicio

Exclusiones de la Garantía

Fallos y daños causados directa o indirectamente por uso erróneo o indebido, mantenimiento insuficiente, integración o instalación erróneos o conexiones eléctricas defectuosas. Incendio, accidente, rayos, variaciones de voltaje u otras interferencias eléctricas, incluidos fusibles defectuosos o fallos en las instalaciones de suministro eléctrico.

La Garantía no cubre reparaciones realizadas por centros de servicio distintos de los autorizados, ni aquellos fallos y daños que el fabricante demuestre que se deben a causas distintas a defectos de fabricación o de materiales.

Por favor, tenga en cuenta que los cambios en la construcción del aparato o en sus componentes cancelarán esta Garantía y la responsabilidad de producto, y no podrá utilizarse el aparato legalmente.

Repuestos

Al hacer pedidos de repuestos, le sugerimos indicar el tipo y los números de serie y de producto del electrodoméstico. Esta información aparece en la placa de identificación del fabricante colocada en la parte trasera del electrodoméstico. La placa del fabricante contiene diversa información técnica, incluido el tipo de aparato y el número de serie.



fig. 16

Eliminación de electrodomésticos

Información para Usuarios sobre la Recolección y Eliminación de aparatos viejos y baterías usadas.



Estos símbolos en los productos, embalajes y/o documentos adjuntos, significan que los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías no deberían ser mezclados con los desechos domésticos. Para el tratamiento apropiado, la recuperación y el reciclado de aparatos viejos y baterías usadas, por favor, observe las normas de recolección aplicables, de acuerdo a su legislación nacional y a las Directivas 2012/19/EU y 2006/66/EC.

Al desechar estos aparatos y baterías correctamente, Usted estará ayudando a preservar recursos valiosos y a prevenir cualquier potencial efecto negativo sobre la salud de la humanidad y el medio ambiente que, de lo contrario, podría surgir de un manejo inapropiado de los residuos.

Para mayor información sobre la recolección y el reciclado de aparatos y baterías viejos, por favor, contacte a su comunidad local, su servicio de eliminación de residuos o al comercio donde adquirió estos aparatos. Podrán aplicarse penas por la eliminación incorrecta de estos residuos, de acuerdo a la legislación nacional.



Para usuarios empresariales en la Unión Europea

Si usted desea descartar aparatos eléctricos y electrónicos, por favor contacte a su distribuidor o proveedor a fin de obtener mayor información.

Información sobre la Eliminación en otros Países fuera de la Unión Europea

Estos símbolos sólo son válidos dentro de la Unión Europea. Si desea desechar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para que informen sobre el método correcto de eliminación.

Nota sobre el símbolo de la batería:



Este símbolo puede ser usado en combinación con un símbolo químico. En este caso, el mismo cumple con los requerimientos establecidos por la Directiva para los químicos involucrados

Меры предосторожности

Поскольку данное изделие содержит горючий хладагент, важно не допускать повреждения трубопроводов хладагента.

Количество хладагента и тип, используемого в вашем изделии, указано на табличке с паспортными данными.

Стандартом EN378 регламентируется, что помещение, в котором вы устанавливаете изделие, должно иметь объем 1 м³ на 8 г углеводородного хладагента, используемого в устройстве. Это требование имеет своей целью избежать образования горючей газо-воздушной смеси в помещении, где находится изделие, в случае нарушения герметичности контура хладагента.

ОСТОРОЖНО: Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия в шкафу изделия или встроенной конструкции оставались открытыми

ОСТОРОЖНО: Для ускорения процесса размораживания не разрешается использовать никаких механических предметов или других средств, кроме рекомендованных изготовителем

ОСТОРОЖНО: Оберегайте контур хладагента от повреждений

ОСТОРОЖНО: Не используйте электрические приборы внутри охлаждаемого отсека хранения, исключая устройства рекомендованного изготовителем типа

ОСТОРОЖНО: Не оставляйте изделие под дождем

ОСТОРОЖНО: Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными и психическими возможностями, а также лица, не обладающие достаточными знаниями о приборе, могут использовать прибор только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность, или после подробного инструктажа и осознания всех опасностей, связанных с эксплуатацией прибора.

ОСТОРОЖНО:

Детям не разрешается играть с прибором.

ОСТОРОЖНО:

Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если они старше 8 лет и их контролируют взрослые.

ОСТОРОЖНО:

Оберегайте контур хладагента от повреждений.

ОСТОРОЖНО:

Оберегайте контур хладагента от повреждений.

ОСТОРОЖНО: Не храните взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллоны с горючей топливом в этом приборе.



ОСТОРОЖНО: Есть опасность опасность пожара или взрыва легко воспламеняющихся хладагента используется.

Должен только быть отремонтированы специально обученным персоналом.

ОСТОРОЖНО:

При установке аппарата убедитесь, что шнур питания не заземлен или не поврежден.

ОСТОРОЖНО:

Не размещайте блок переносных розеток или переносные источники питания на задней панели устройства.

ОСТОРОЖНО:

В приборе используется воспламеняющийся изолирующий газ. За информацией о безопасной утилизации обращайтесь в местную службу утилизации. См. Раздел «Утилизация».

Содержание

Меры предосторожности.....	2
Технические данные	4
Параметры питающей сети.....	4
Распаковка	4
Ознакомьтесь со своим VLS 064A RF AC	5
Электрическое подключение	6
Стабилизаторы напряжения	6
ВАЖНО!	8
Размещение Fridge-tag	9
Установка.....	10
Настройка и режимы работы	11
Загрузка устройства	12
Замораживание воды пакеты.....	12
Техническое обслуживание и мойка	13
Поиск и устранение неисправностей	14
Гарантия, запасные части и сервис	15
Утилизация.....	16

Технические данные

См. таблицу с техническими данными на задней стороне устройства.

Параметры питающей сети

VLS 064A RF AC снабжен специальным компрессором, способным работать при напряжении на 22% ниже номинального. См. таблицу с техническими данными. При более сильных колебаниях напряжения рекомендуется пользоваться автоматическим стабилизатором напряжения.

Распаковка

1. Распакуйте устройство и проверьте его на наличие повреждений. При обнаружении каких-либо повреждений, сообщите об этом руководству.
2. Сравните данные таблички с напряжением и частотой вашей сети. (рис. 16 стр. 14)
3. Извлеките из устройства внутренний упаковочный материал.

Внимание: Для вашей собственной безопасности, ни один человек не должен пытаться поднять этот прибор без помощи.

Подключите шнур питания здесь:


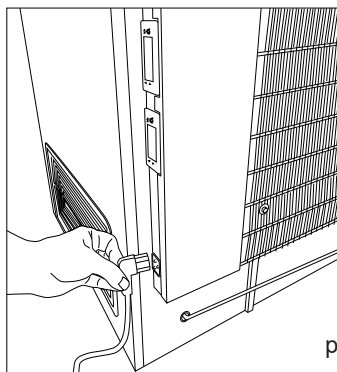


рис. 1

ПQS Код	Модель	Технические характеристики PQS Ссылка на спецификацию:	Независимый PQS протокол типовых испытаний Протокол проверки продукта:
E003/070	VLS 064 RF AC	E003/RF03.4	E003/RF03-VP.3

Ознакомьтесь со своим VLS 064A RF AC

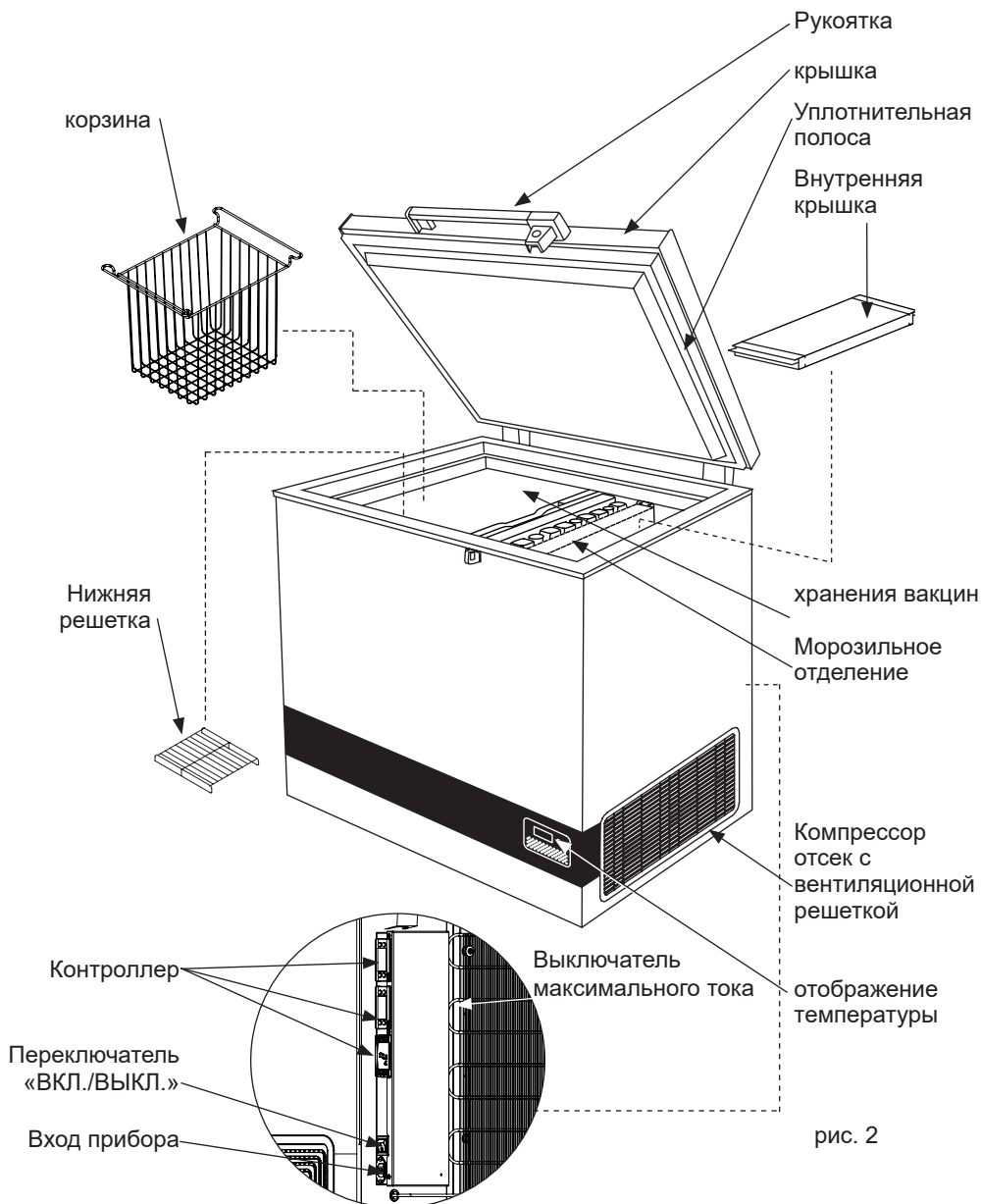

Электрическое подключение

Это устройство соответствует требованиям директив ЕС, включая Директиву по низковольтному оборудованию 2014/35/EU и Директиву по электромагнитной совместимости 2014/30/EU

Рядом с розеткой не должно быть посторонних предметов.

Прибор разрешено подключать только к сети с параметрами 220-240В 50/60 Гц с помощью правильно установленной заземленной розетки.

Для розетки необходимо использовать предохранитель на 10—13 А.

Прежде чем начинать эксплуатацию прибора в стране за пределами ЕС, убедитесь, что значения напряжения и тока в паспортной табличке соответствуют параметрам вашей электрической сети.

Значения напряжения, тока или мощности см. в паспортной табличке

Убедитесь в совместимости вилки и розетки. Если они несовместимы, вызовите квалифицированного электрика для создания необходимых условий для подключения вилки. Для этого прибора требуется заземление.

Не подключайте несколько приборов и холодильник к одному сетевому фильтру. Холодильник необходимо обязательно подключить к отдельной розетке с номинальным напряжением, соответствующим параметрам на его паспортной табличке. Проверьте совместимость вилки и розетки. Убедитесь, что прибор заземлен.

Стабилизаторы напряжения

Для защиты электрических компонентов прибор оснащен внутренним стабилизатором напряжения с расширенным входным диапазоном, который предохраняет оборудование от высокого/низкого напряжения сети, скачков высокого/низкого напряжения и перенапряжения в соответствии со стандартом VO3/PQS E007/VS01-VP.5


Внутренний стабилизатор напряжения расширенного диапазона непрерывно отслеживает напряжение сети. В случае повышения или понижения напряжения стабилизатор срабатывает на выходе для того, чтобы напряжение, подаваемое на прибор, оставалось постоянным и равным $230 \text{ В} \pm 2 \%$, т. е. в пределах рабочего диапазона устройства. Если входное напряжение опустится ниже 110 В или превысит 285 В, стабилизатор выполнит отключение на выходе для контроля нагрузки. После того как восстановится допустимый диапазон напряжения сети, стабилизатор выполнит повторное подключение на выходе после задержки запуска.

Задержка восстановления подачи

Если было выполнено отключение из-за пониженного или повышенного напряжения и последующее восстановление рабочего диапазона входного напряжения, работа на выходе автоматически восстановится после предусмотренной изготовителем задержки (от 3 минут до 3 минут 30 секунд в произвольном порядке), когда напряжение сети снова станет стабилизированным в пределах рекомендованного диапазона.

Стандартные инструкции по эксплуатации и подключению прибора

1. Подключите кабель прибора к распределительной коробке.
2. Убедитесь, что переключатель на приборе находится в положении «ВЫКЛ.».
3. Вставьте вилку прибора в настенную розетку электрической сети.
4. Включите питание от настенной розетки электрической сети.

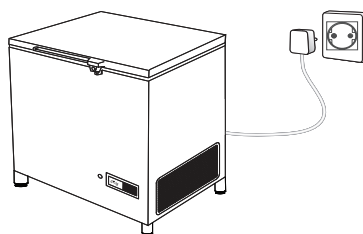

5. Переведите переключатель на приборе в положение «ВКЛ.».
6. Внутренний стабилизатор оснащен встроенным автоматическим переключателем напряжения. Благодаря этому нагрузка подается плавно. Задержка позволяет обеспечить надлежащее питание от сети перед подачей нагрузки и защитить оборудование от резкого включения и выключения.

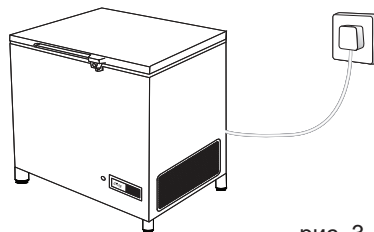


рис. 3

7. После окончания периода ожидания продолжительностью 3—4 мин стабилизатор подаст питание на прибор, после чего включится система охлаждения.

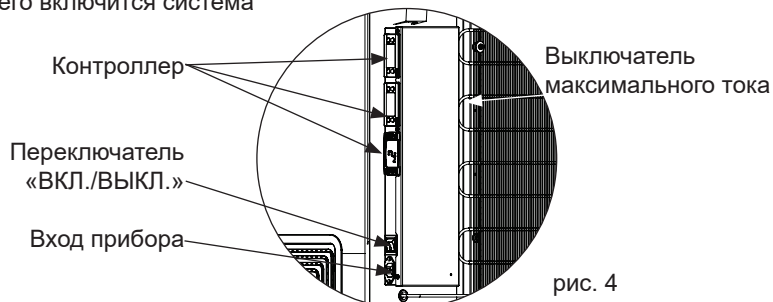


рис. 4

ОСТОРОЖНО!

ВАЖНО!

- Никогда не ставьте какие-либо предметы на крышку датчика.

ПРИМЕР. водный пакет

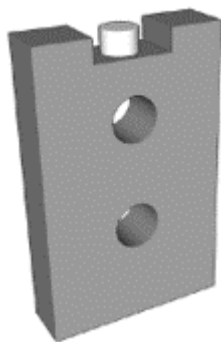


рис. 5

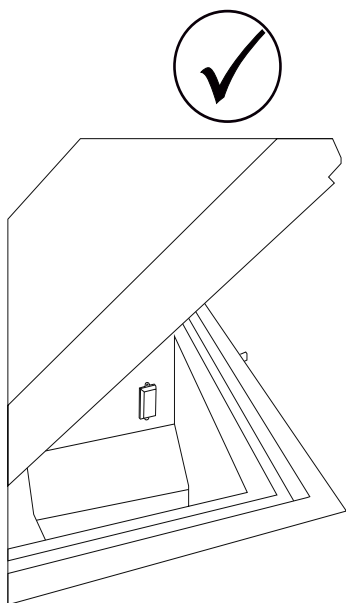


рис. 6

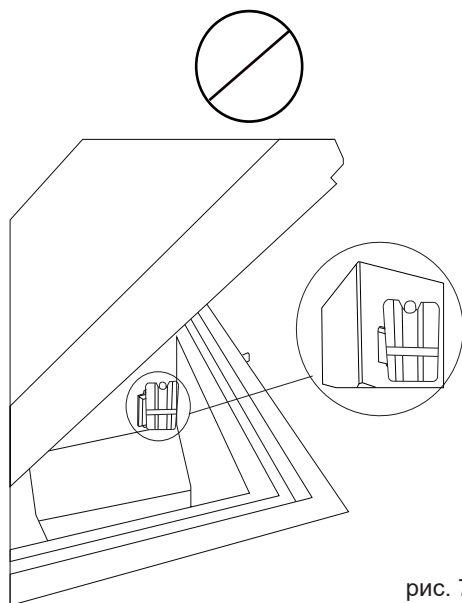


рис. 7

Размещение Fridge-tag

Активизированный термоиндикатор Fridge-tag необходимо немедленно разместить в предварительно определенном месте. Настоятельно рекомендуется размещать устройство в центре холодильника, чтобы обеспечить надлежащий температурный мониторинг.

Наружный датчик

За два часа до активации устройства поместите наружный датчик в предварительно выбранное место. Настоятельно рекомендуется разместить наружный датчик в центре холодильника, чтобы получить оптимальные показания температуры и избежать неправильных показаний при запуске устройства



рис.8

**Fridge-tag
Support**



Установка

Выбор места

Устройство должно быть установлено в хорошо проветриваемом помещении, в защищенном от прямых солнечных лучей месте и в отдалении от других источников тепла.

Проводя установку устройства, убедитесь в том, что пол ровный. Для дальнейших указаний см. рис. 9

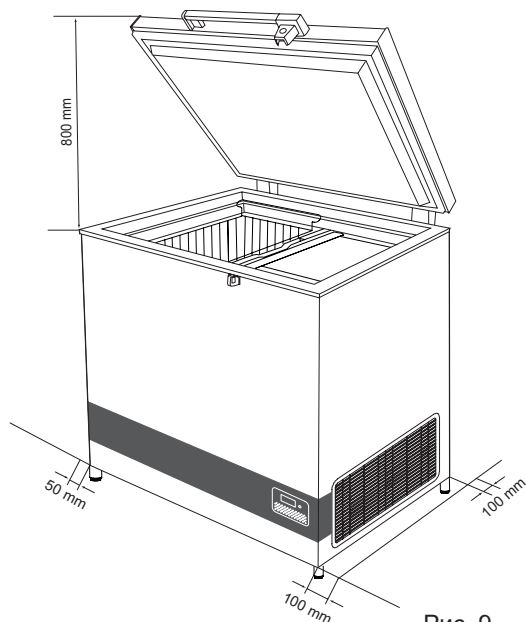


Рис. 9

Между днищем изделия и полом должен быть зазор не менее 30 мм.

Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия на изделии или его внутренних конструктивных элементах оставались незасоренными.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо обеспечить свободный доступ к вентиляционной решетке .(Рис. 10)

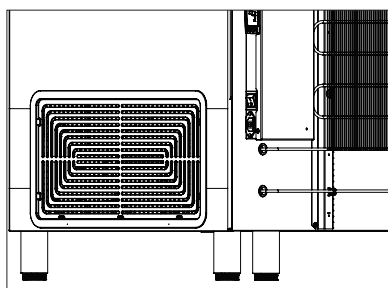


Рис. 10

Регулируемые ножки

Выровняйте прибор, повернув регулируемые ножки вверх или вниз.

Если прибор должен быть установлен на мягкой поверхности, например, на половых досках или ковровом покрытии, лучше всего через некоторое время пере проверить, находится ли прибор по-прежнему на одном уровне, так как подстилающая поверхность может просесть под весом прибора.

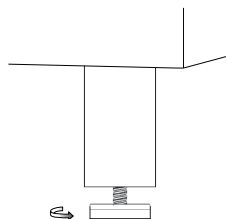


Рис. 11

Настройка и режимы работы

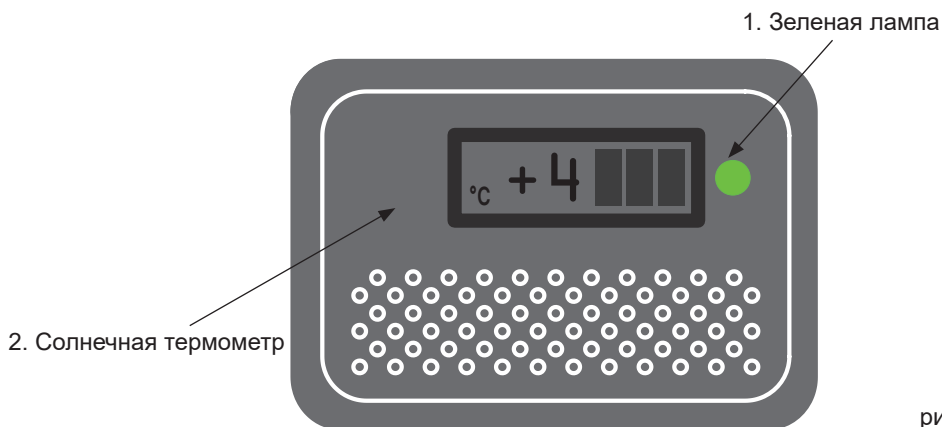


рис. 12

Электронный термостат

Устройство имеет электронный термостат, регулирующий температуру в отделении для вакцины. Уставки термостата сделаны на заводе

1. Зеленая лампочка горит, когда холодильник подключен к сети и холодильная система работает.
2. Термометр.

Порядок запуска

Подключите холодильник к сети. Должна загореться зеленая лампочка (рис. 12), показывающая, что устройство работает. Электронный термостат проводит самотестирование в течение 20 сек. до включения компрессоров.

Контроль температуры

Рекомендуется производить проверку внутренней температуры с помощью точного термометра два раза в день. Внутренняя температура должна регулярно проверяться в соответствии

со стандартами и спецификациями ВОЗ.

Охлаждение устройства

Перед загрузкой устройства вакциной необходимо заморозить охлаждающие элементы. Чтобы все охлаждающие элементы замерзли, необходимо сделать следующее:

1. Поместите термометр в верхнюю корзину.
2. Перед тем, как загрузить вакцину, оставьте холодильник включенным минимум на 48 часов.
3. Проверьте температуру в отсеке вакцины (она должна быть в пределах от 2° до 8°C).

Температуру в отделении для вакцины необходимо постоянно проверять при помощи термометра. Она должна находиться в пределах от 2 до 8°C. Из-за погрешности термостата необходимо постоянно проверять температуру во время охлаждения устройства.

Загрузка устройства

Загрузка вакцины

Когда температура в отделении для вакцин стабилизируется, то есть установится в диапазоне от 2° до 8°С, и компрессор включается и выключается, можно загружать вакцину. Пробирки с вакциной должны быть размещены в корзинах.

Для обеспечения циркуляции воздуха и предотвращения слишком низкой температуре вакцины, прямой контакт к внутренним стенкам следует избегать. Вакцина нагрузки в корзинах не должна быть выше верхней части корзины.

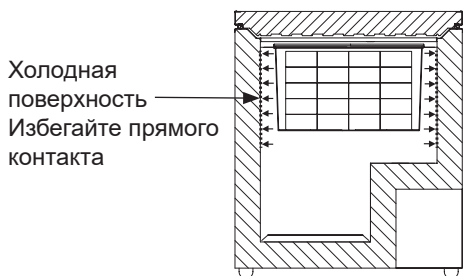


рис. 13

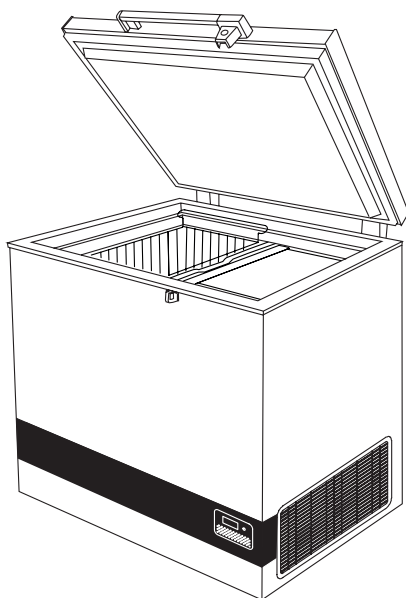


рис. 14

Замораживание воды пакеты

VLS 064A RF AC имеет емкость заморозания пачек 3 x 0,6 л воды / 24
Емкость определяется 6x 0,6 литра воды пакеты.

- Поместите водные пакеты 3 в слот Ближайший сторона блоков
- Поместите крышку на верхней части морозильной камеры
- Водные пакеты будут заморожены через 24 часа
- Перемещение замороженные пакеты воды в слоте 2 для хранения

Устройство готово заморозить следующую партию воды упаковок

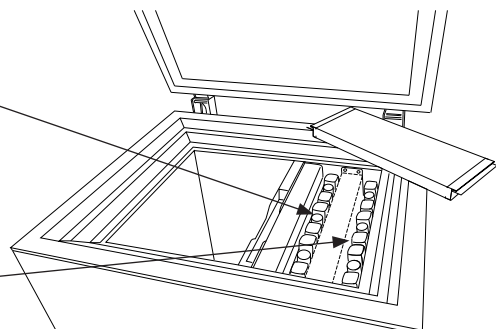


рис. 15

Техническое обслуживание и мойка

Ежедневное техническое обслуживание:
 Каждое утро и каждый вечер следует проверять температуру в отсеке хранения вакцины. Следует иметь в виду, что вакцина внутри ларя не должна замерзать. Настройка температуры осуществляется в заводских условиях, и ее регулировка силами неквалифицированного персонала не допустима.

Еженедельное обслуживание:
 Во время нормального использования, вода может накапливаться в нижней части прибора, удалить тряпкой или через дренажные отверстия.

Протрите капель воды на внутренней стене в то же время.
 При определенных условиях окружающей среды, иней могут образовываться на внутренней стенке. Удалить иней без использования инструментов с острыми краями.

Убедитесь, что прокладка крышки уплотнения плотно прилегает к верхней рамке, когда крышка закрыта. Плотной крышкой уплотнение уменьшает накопление воды и образование изморози значительно.

Ежемесячное техническое обслуживание:
 Ежемесячно очищайте решетку с правой стороны морозильного ларя.

Ежегодное техническое обслуживание:
 Ежегодно или при необходимости более часто следует проверять и очищать электрические компоненты и соединения.

Мойка

Перед мойкой отключите электропитание.

Для мойки изделия лучше всего использовать теплую воду с небольшим количеством непахучего моющего средства. Никогда не применяйте чистящие средства для удаления отложений. Используйте мягкую ткань. Выполните споласкивание чистой водой и тщательную сушку. Важно не допустить попадания воды на панель управления.

Уплотнительную полосу по периметру крышки следует регулярно очищать для того, чтобы избежать ее обесцвечивания и продлить срок службы. Используйте чистую воду. После очистки уплотнительной полосы убедитесь в том, что она по-прежнему обеспечивает герметичное закрытие ларя.

В случае вывода изделия из эксплуатации на какой-то период времени выключите его, отсоедините от источника питания, извлеките все содержимое, выполните мойку внутри и оставьте крышку открытой для циркуляции воздуха и предотвращения появления запахов.

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Компрессор не работает, и ледяные cassette не холодные	Не проявляйте нетерпения, скорее всего компрессор запустится в течение ближайших минут.	В противном случае выполните следующие проверки: - Убедитесь в том, что питание подключено и провод, идущий от солнечной панели к изделию, не поврежден. - Проверьте Выключатель максимального тока - Если указанные выше действия не дали результата, вызовите технического специалиста.
Компрессор работает, и температура слишком высока	Засорена вентиляционная решетка. Крышка не закрыта надлежащим образом. Вентилятор внутри изделия заклинило или он вышел из строя. Вентилятор в отсеке компрессора заклинило или он вышел из строя. Температура помещения, в котором установлено изделие, слишком высока.	Обеспечьте нормальную циркуляцию воздуха. Закройте крышку надлежащим образом. Проверьте работу вентилятора. Если вентилятор не работает, его необходимо заменить. См. раздел: Сервис Проверьте работу вентилятора. Если вентилятор не работает, его необходимо заменить. См. раздел: Сервис Защитите изделие от падения на него прямых солнечных лучей и улучшите вентиляцию в помещении.
Температура не отображается	Солнечный термометр не работает. Существует не достаточно света для солнечных датчиков.	Замените солнечный термометр. Включите свет.

Гарантия, запасные части и сервис

Отказ от гарантийных обязательств

Поломки и повреждения, обусловленные напрямую или косвенно несоблюдением правил эксплуатации, использованием не по назначению, неудовлетворительным техническим обслуживанием, неправильным механическим или электрическим монтажом. Пожары, аварии, удары молнии, перепады напряжения или другие электрические нарушения, включая дефектные плавкие предохранители или неисправности питающей сети.

Следует иметь в виду, что внесение изменений в конструкцию изделия или комплектацию изделия ведет к аннулированию гарантии и ликвидации ответственности за качество изделия, а само изделие нельзя будет эксплуатировать законно.

Запасные части

При заказе запасных частей укажите тип, Продукт и заводской номера вашего изделия . Эта информация приведена на табличке с паспортными данными на задней стенке изделия. Табличка с паспортными данными содержит различную техническую информацию, включая тип и серийные номера.

Примечание: При необходимости ремонта или замены вашего изделия обращайтесь только в официальные сервисные центры!



рис. 16

Утилизация

Информация за събиране и изхвърляне на стари електроуреди и батерии



Тези символи, поставени на продуктите, опаковките и/или съпътстващите ги документи обозначават електронни уреди, които не трябва да бъдат изхвърляни заедно с потока битови отпадъци. За да бъдат правилно третирани и рециклирани, моля да предадете тези продукти на специално предназначени за тази цел места, спазвайки разпоредбите на националното законодателство и европейските директиви 2012/19/EU и 2006/66/EC.

Спазвайки инструкциите за правилното изхвърляне на такива уреди и батерии, вие ще помогнете да запазим ценни ресурси и да предотвратим възможни негативни ефекти върху човешкото здраве и околната среда. Моля, обърнете се към местните общински власти или търговския обект, откъдето сте закупили продукта, за да получите допълнителна информация за най-близкия събирателен пункт или място за изхвърляне на стари електроуреди и батерии.

При неправилно изхвърляне на уреда, може да понесете наказателна отговорност, в съответствие разпоредбите на националното законодателство.



За бизнес потребители в Европейския Съюз

Ако желаете да изхвърлите ненужни електроуреди, моля свържете се с вашия дилър или доставчик за повече информация.

Информация за страни извън Европейския Съюз

Тези символи са валидни само в рамките на Европейския Съюз. За информация относно правилно изхвърляне на такива отпадъци потърсете местните органи на властта или дилъра си.

Забележка за символите върху батерии :



Тези символи могат да бъдат използвани заедно с химически символ. В такъв случай те спазват изискванията определени от директива за съответния химикал.

警告

作为该设备含有可燃性致冷剂，它是必不可少的，以确保制冷剂配管不被损坏。

标准EN378指定在其中您安装设备的房间必须有每8克的电器使用碳氢制冷剂的1立方米的体积。这是为了避免可燃气体/空气混合物在房间里的设备位于的在制冷剂回路泄漏的事件的形成。在您的设备中使用的制冷剂的量标在铭牌上。

警告：保持设备柜或内置结构通风口畅通无阻。

警告：不要使用制造商推荐之外的其它机械装置或其它手段加速解冻过程。

警告：不要损坏制冷系统。

警告：不要在冷藏室内使用电器，除非是制造商推荐的那种。

警告：不要将设备暴露在雨中。

警告：8 岁以上儿童以及因生理、感官或精神原因或缺乏经验或知识的人员使用本设备时，必须有安全负责人监督或指导，确保他们能够安全使用本设备，并了解相关危险。

警告：儿童不可以将本设备当做玩具，不得在设备上或周围玩耍。

警告：除非年满 8 周岁且有人监督，否则儿童不得清洗本设备或参与日常维护。

警告：请勿将爆炸性物质，如喷雾罐，在此设备中的易燃推进剂。



警告：危险火灾或爆炸的危险。使用可燃性制冷剂。只能由经过培训的人员进行维修。

警告：定位电器时，确保电源线未被绊住或损坏。

警告：切勿在电器附近放置多个便携式电源插座或便携式电源。

警告：器具使用易燃的绝缘吹气有关安全处置的信息，请联系您当地的处置服务。请参阅“处置”部分。

内容

警告.....	2
一般信息.....	4
电气连接.....	4
熟悉你的 VLS 064A RF AC.....	5
稳压器.....	6
非常重要!.....	7
放置温度显示器.....	8
安装.....	9
运行和功能.....	10
装载设备.....	11
冷冻水包.....	11
保养和清洁.....	12
故障查寻.....	13
担保, 零件和服务.....	14
處理.....	15

- 钥匙应始终放置在一个单独的, 儿童无法接触的地方。
- 维修和清洁之前, 家电断开电源供电
- 如果电源线损坏, 必须由制造商, 其服务代理人, 或类似的合格人员更换, 以避免危险。
- 内蒸发器壁和上部结霜是自然现象。 因此, 设备在正常清洗或维修时应解冻。
- 请注意, 更改设备的结构将取消所有担保和产品责任。

保留更改规格, 无须事先通知的权利。

PQS 代碼	模型	PQS 性能規格 規格參考:	PQS 獨立型式試驗協議 產品驗證協議:
E003/070	VLS 064 RF AC	E003/RF03.4	E003/RF03-VP.3

一般信息

在 VLS 064A RF AC 是一个冰衬疫苗保存箱（2至+11° C）配备了篮筐。它有一个隔室用于存储疫苗和一个隔室用于冷冻和储存的水包。

技术数据

参见设备后面的等级牌。

拆除包装和安装

打开包装

1. 打开设备包装，检查设备是否受损。如
果你发现任何损坏，请通知管理员。
2. 检查电压和频率。（第12页图12）
3. 打开并清除所有内部包装材料。

在这里插入电源线：

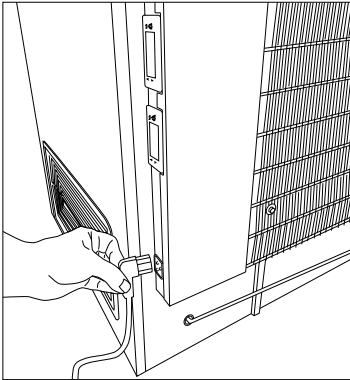


图 1

电气连接

本装置符合相關歐盟指令，包括低電壓指令 2014/35/EU 及電磁相容指令 2014/30/EU

插座必須可暢通使用無阻。

電器僅可透過正確安裝的接地插座連接至 220-240 V 50/60Hz 交流電。

插座必須接入 10-13 A 保險絲。

如果在非歐盟國家操作電器，請查看標牌確認標示電壓與電流是否可對應主電源數值。


電壓、電流或電力相關資訊皆標示於標牌。

檢查插頭是否適合您的插座類型。如不適合，請由有資格的電工安裝插頭。本電器必須接地。

請勿使冰箱與多個電器共用同一個多孔電源插排。

冰箱的插頭應始終插在自己的獨立電源插座上，且其額定電壓應與冰箱銘牌上列出的電壓相符。確保插頭和插座相匹配，並將電器接地。

熟悉你的 VLS 064A RF AC

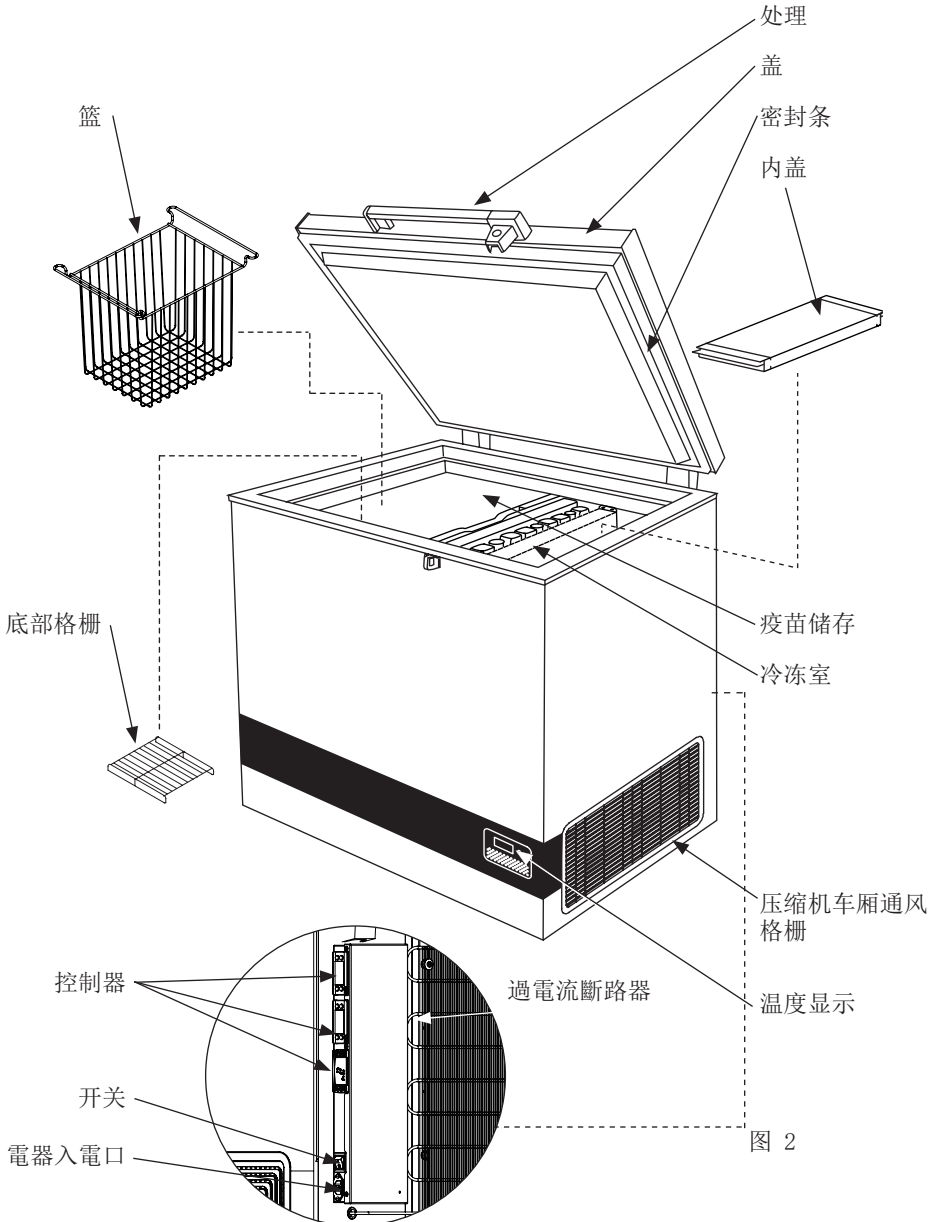

穩壓器

為保護電子元件，根據 WHO/PQS E007/VS01-VP.5 規定，該電器配有內部穩壓器，用於擴展電壓輸入範圍，以保護設備免受高/低電源電壓、高/低峰值和超載而損壞。

內部擴展穩壓器持續監控電源電壓。如果電壓上升或下降，穩壓器將自動調整輸出電壓，以確保到達電器的電壓在設備工作範圍內，穩定在 230V (+/-2%)。如果輸入電壓低於 110V 或升至 285V 以上，穩壓器將斷開輸出，從而保護負載。一旦電源電壓恢復到容許限度內，穩壓器將在延遲啟動後重新連接輸出。

延遲恢復供電：

若發生欠壓或過壓切斷後輸入電壓恢復到工作範圍，當電源電壓再次達到正常範圍內並穩定時，在出廠設置延時（隨機 3~3:30 分鐘）過後，將自動恢復輸出。

如何連接電器的標準操作說明：

1. 將電器配線連接到接線盒
2. 確保電器的開關已關閉
3. 將電器插頭插入牆上的電源插座
4. 打開牆上電源插座的電源
5. 打開電器的開關
6. 內部穩壓器有一個內置 AVS（自動電壓切換器）。這可確保不會立即連接負載。延遲連接將保證連接負載前電源電壓穩定良好，避免電器快速開啟和關閉。
7. 等候期（3~4 分鐘）過後，穩壓器將向電器供電，冷卻系統啟動

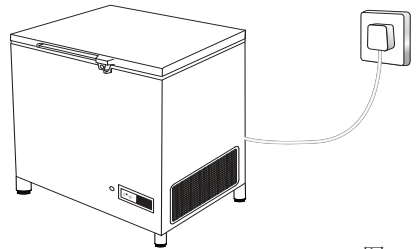
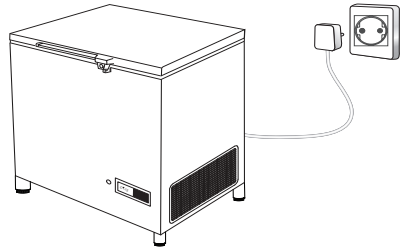


图 3

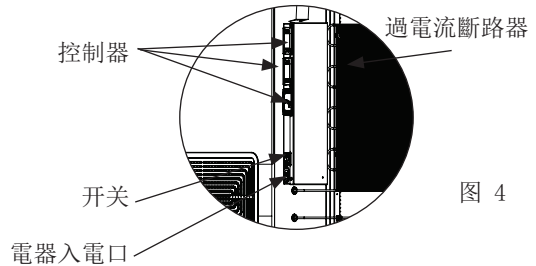


图 4

警告!

非常重要!

- 确保切勿将任何商品放在传感器盖上。

例如。水袋

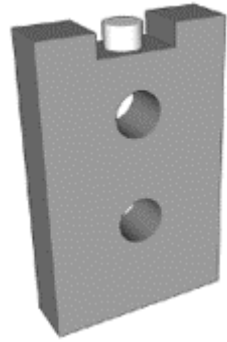


图 5

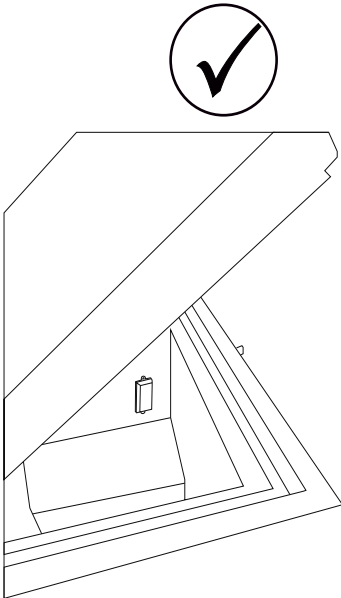


图 6

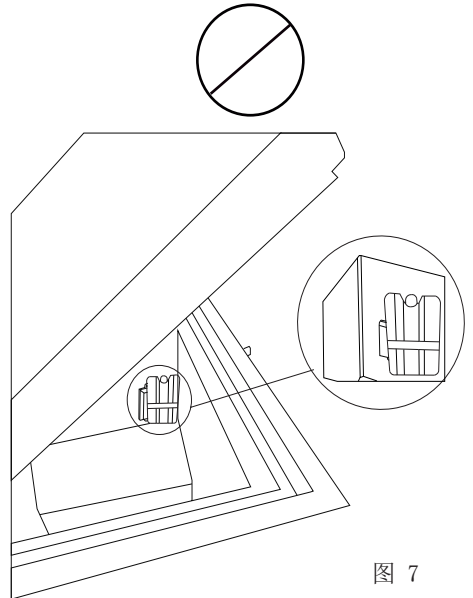


图 7



放置温度显示器

我们建议把温度显示器放置于疫苗冰箱的正中位置。

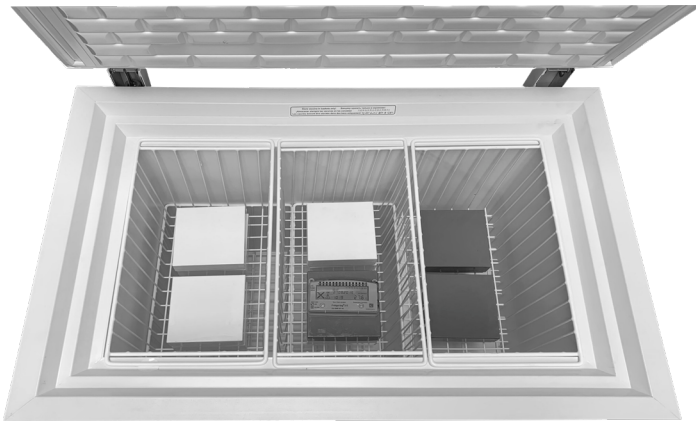


图 8

**Fridge-tag
Support**



安装

位置

设备必须放置在通风良好的房间里，不受直接的日光照射，远离其它热源。

安装设备时请确保地面平坦。详情请参看图 9。

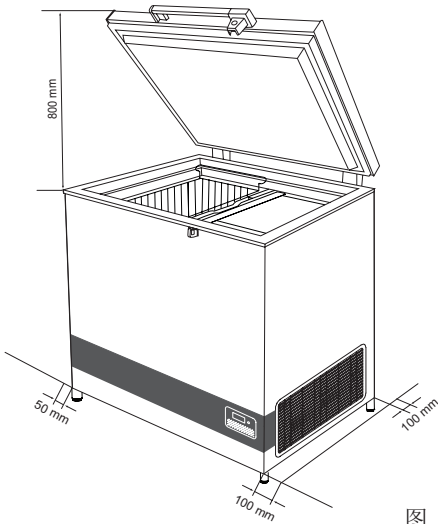


图 9

设备的基座和地面之间应有最少30mm的间隙。

设备的通风开口和内置结构应保持清洁。

注意：隔板应能自由接近，无阻碍。

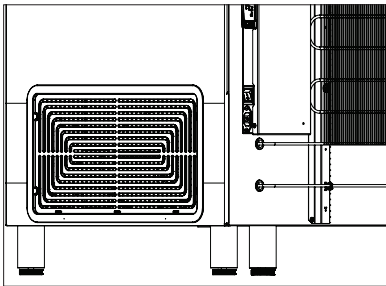


图 10

可调节脚

通过向上或向下拧紧可调节脚，将器械调平。

如果要將器械置于柔軟的平面（例如，地板或地毯）上，最好每隔一段时间核查器械是否仍处于水平状态，因为器械的重量可能会将

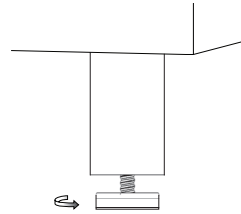


图 11

运行和功能

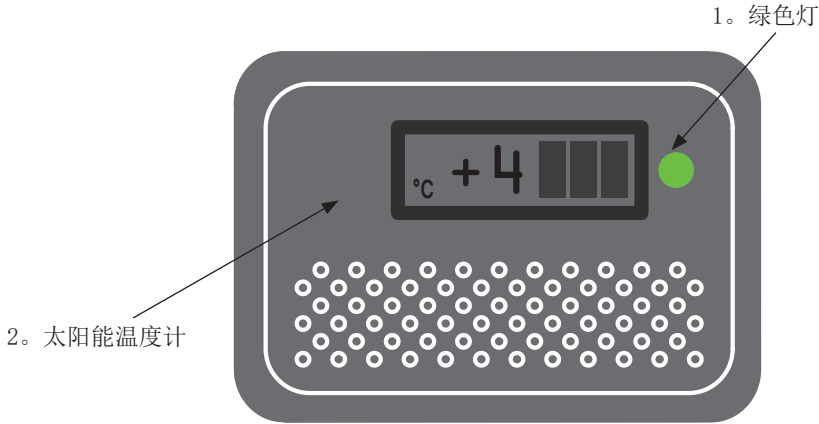


图 12

电子温度调节器

设备有一个电子温度调节器，控制疫苗室内的温度。温度调节器由工厂设置。

1. 设备接通电源后绿色的灯打开 并且制冷系统正在运行
2. 太阳能温度计。

开始程序

主导线接通电源。绿色灯必须亮（图 12），以表示设备在运行中。压缩器开始之前20秒电子温度调节器作自我检查。

温度控制

建议用精确的温度计每天检查内部温度 每天两次。内部温度必须根据世界卫生组织的标

准和规格定期检查。

冷却设备

在装载疫苗到设备中前，衬必须冻结。为确保周边的冰衬已经冻结，采取以下步骤：

1. 温度计放置在设备上方或在购物篮，如果这是作为一个可选的用于组织存储的疫苗。
2. 装载疫苗前应让制冷机运转至少48小时。
3. 温度控制在疫苗舱（必须在+2°C至+8°C之间）。

疫苗中的温度必须始终监视在温度计上，每天两次，并必须在+2°C至+8°C的幅度内。由于温度调节器有一定公差，冷却时必须始终控制温度。

装载设备

装载疫苗

当疫苗室的温度稳定下来时，即温度在 $+2^{\circ}\text{C}$ 至 $+8^{\circ}\text{C}$ 之间，压缩机停止又开始时，便可以装载疫苗了。疫苗应安置在疫苗篮内。（图 13）

为了确保空气流通，并防止过疫苗的低温，必须避免直接接触到内壁。
在筐疫苗负荷不得筐顶部以上。

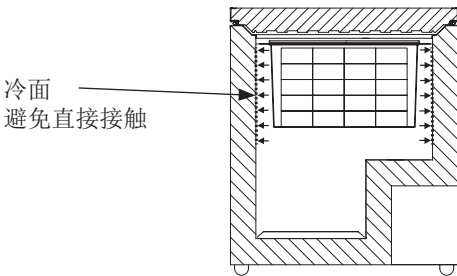


图 13

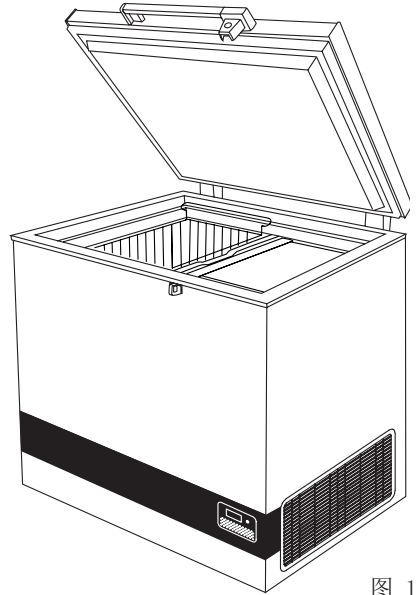


图 14

冷冻水包

该VLS 064A RF AC拥有 3×0.6 升水包的冷冻能力/ 24小时 存储容量为6倍的0.6升的水包。

- 将3水包中的时隙面的单元的最靠近中心
- 将盖子上的冷冻室顶部
- 水包将24小时后，被冻结
- 将冷冻水包到2插槽存储

该装置已准备就绪，冻结下一批的水包

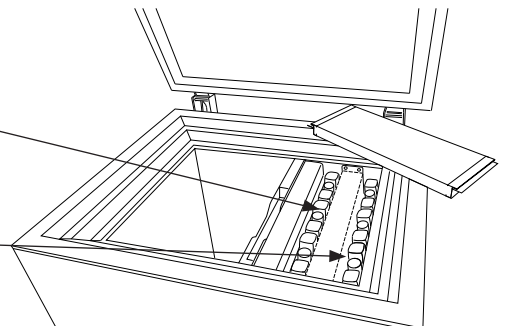


图 15

保养和清洁

日常保养：

疫苗室温度应当随时通过温度调节器早晚进行监察。注意，设备中的疫苗不能冷冻。温度是产品出厂时设置的，不应由非授权人员进行调整。

每周例行维护

在正常使用过程中，水可以在该设备的底部积聚；删除用布或通过排水孔。

擦拭时的水滴在同一时间的内壁上。

在特定的环境条件下，雾凇可以形成的内壁上。将雾凇，而不使用的是锋利的刃的工具。

检查，如果盖垫片密封的顶部帧紧迫当盖被关闭时。一个严密的密封盖子可减少积水和雾凇的形成显着。

月保养：

每月清洁一次制冷机右侧的格板。

年保养：

检查电气连接和元件，每年最少清洁一次，如有必要清洁多次。

清洁

清洁前应切断电源。

清洁设备的最好方式是使用热水(最高85 °C)加少量的不含芳香剂的清洁剂。绝对不能使用冲刷的清洁剂。使用柔软的布片沾上干净的水彻底地擦干。重要的是应防止水流进控制板。

盖子周围的密封条应当定期清洁，防止退色，延长使用寿命。使用干净的水 清洁密封条后检查其是否仍旧密封。

如果设备一段时间不用，应关闭设备，切断电源，卸空设备，清洁内部，打开盖子让其通风，防止产生怪味。

故障查寻

故障	可能的原因	补救
压缩机不运行，冰包不冷。	耐心点，很可能压缩机几分钟内就会开动。	如果不开动，请检查下列情况： <ul style="list-style-type: none"> - 检查电源是否接上，从太阳能板到设备的电缆线是否正常。 - 检查過電流斷路器 - 如果上述情形正常，请给监察员打电话。
压缩机在运行中，温度太高。	通风格板堵死。 盖子关闭不妥。 设备内风扇堵死或者残损。 压缩机室风扇堵死或残损。 安装设备的室内温度过高。	确保空气流通不受阻碍。 确保盖子关闭适当。 检查风扇是否运行，若不运行应当更换。 参见：服务 检查风扇是否运行，若不运行应当更换。 参见：服务 遮挡设备，使之不受直接的阳光照射，并确保室内更好的通风。
无温度显示。	太阳能温度调节器功能不良。 没有足够的光线，太阳传感器。	更换太阳能温度调节器。 把灯打开。

担保，零件和服务

质量担保免责条款

由于直接或间接的不当操作，使用错误，保养不良，不正确的建筑，安装或连接产生的故障和损害，火灾，事故，雷电，电压变化或者其它电气干扰，包括不良保险丝或者主设备的故障不包括在本担保中。

由本公司批准的服务中心之外的其他人进行的修理，以及其它厂商可以证实的生产或者材料之外的原因造成的故障不包含在本担保中。

请注意，更改设备的结构，或者更换设备的部件将导致本担保和产品责任无效，并且设备不能合法使用。等级牌上注明的批准文字也将无效。

由买方发现的运输损坏主要由买方和批发商之间解决，也就是说，批发商应确保这种投诉应当得以解决，使买方满意。

在打电话寻求技术帮助之前请检查你自己是否能排除故障。如果你要求的帮助不在本担保范围内，也就是说，如果设备出现故障是因为保险丝断裂，或者操作不当，将向你收取因为你打电话寻求帮助而产生的费用。

零件

订购零件时请说明设备的类型，系列和产品号。这些信息标注在等级板上。等级板上有各种技术信息，包括类型和系列号。

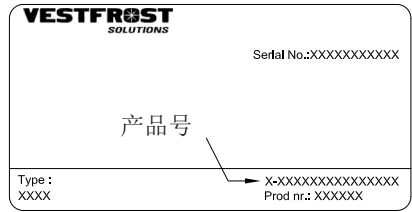


图 16

處理



以下設備回收符號僅在歐盟國家有效。歐盟以外的國家的廢物處置資訊如果要廢棄產品，請與當地機構或經銷商聯系，獲取正確的廢棄方法。



對於歐盟的商業用戶如果你希望拆卸電氣和電子設備，請和你的經銷商和供應商聯系，獲取進一步的資訊。

其它國家有關處理這些廢物的資訊，請與您當地政府機關或者銷售商聯系，詢問處理的正確方法。

請注意電池的符號：

與化學符號組合，並符合法令對涉及的化學元素的規定。

التخلص من الأجزاء القديمة والمستعملة

معلومات للمستخدمين عن كيفية جمع الأدوات القديمة والبطاريات المستعملة والتخلص منها



للمستخدمين التجاريين بالاتحاد الأوروبي. في حال رغبتك في التخلص من الأدوات الكهربائية والإلكترونية، يرجى الاتصال بتاجرِك أو موزعك للحصول على مزيد من المعلومات.

[معلومات عن كيفية التخلص في بلاد أخرى خارج الاتحاد الأوروبي]

تسري هذه الرموز في الاتحاد الأوروبي فقط. وفي حال رغبتك في التخلص من هذا المنتج، يرجى الاتصال بالسلطة المحلية أو التاجر الذي تتعامل معه السؤل عن طريقة التخلص الصحيحة.

ملاحظة لرمز البطارية (يوجد بالأسفل مثالين للرمز):

قد يستخدم هذا الرمز بالاتحاد مع رمز كيميائي. في هذه الحالة يتمشى مع المتطلبات التي تحددها التوجيهات الخاصة بالمادة الكيميائية المذكورة.



هذه الرموز الموجودة على المنتجات، العبوات و/أو الوثائق المرفقة تعني أنه لا يجب خلط المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات مع المخلفات المنزلية العامة. وللتعامل مع المنتجات القديمة والبطاريات المستعملة بطريقة خاصة وإعادة استخدام هذه المواد وإعادة تدويرها، يرجى أخذها لنقاط تجميع مناسبة، وتطبيق التشريعات المحلية والتوجيهات EC/2006/66 و EU/2012/19.

بالتخلص من هذه المنتجات والبطاريات بشكل صحيح، ستساعد في حفظ الموارد القيمة ومنع أي آثار سلبية محتملة على صحة الإنسان وسلامة البيئة التي قد تنتج عن التعامل غير السليم مع المخلفات.

ولمزيد من المعلومات عن تجميع وإعادة تدوير المنتجات القديمة والبطاريات، يرجى الاتصال بمجلس البلدية المحلي، أو خدمة التخلص من المخلفات الخاصة بك أو نقطة البيع حيث تشتري أغراضك.

قد يتم تطبيق العقوبات نتيجة التخلص الغير صحيح من المخلفات، تماشيا مع القوانين المحلية.

الضمان وقطع الغيار والخدمة

قطع الغيار

عند طلب قطع الغيار، يرجى ذكر النوع والرقم التسلسلي وأرقام المنتج الخاصة بجهازك. توجد هذه المعلومات على لوحة التصنيف. تحتوي هذه اللوحة على العديد من المعلومات الفنية، منها النوع والأرقام التسلسلية.

VESTFRÖST SOLUTIONS	
Serial No.:XXXXXXXXXX	
رقم المنتج	
Type : XXXX	X-XXXXXXXXXXXXXXXXXX Prod nr.: XXXXXXX

شكل ١٦

إبطال صلاحية الضمان

حالات الأعطال والتلف المباشرة أو الغير مباشرة التي تنتج عن التشغيل الغير صحيح وسوء الاستخدام والصيانة الغير كافية والتجميع والتركييب والتوصيل الغير صحيح. الحرائق والحوادث والتغير في الجهد أو أي تدخل كهربي آخر، بما فيها الصمامات التالفة أو الأخطاء في تركيب مصادر الكهرباء مثل هذه الأشياء لا يقوم الضمان بتغطيتها.

ولا يقوم الضمان أيضاً بتغطية الإصلاحات التي قامت بها مراكز غير مراكز الصيانة المعتمدة وأي أخطاء وتلفيات أخرى يمكن للمصنع إثبات أنها حدثت بأسباب أخرى غير عيوب التصنيع أو عيوب المواد.

يرجى ملاحظة أن التغييرات التي تطرأ على بنية الجهاز أو التغييرات التي تطرأ على معدات تجهيزه ستؤدي إلى إبطال ضمان وموثوقية المنتج، وعندها يكون استخدام الجهاز غير مطابق للقانون.

أما عن أضرار النقل التي يكتشفها المشتري فهي أمر يتم تسويته بين المشتري والموزع، على سبيل المثال يجب على الموزع ضمان حل مثل هذه الشكاوى لصالح المشتري.

قبل طلب المساعدة الفنية، يرجى التأكد من إمكانية قدرتك على إصلاح الخطأ بنفسك. وفي حال عدم تغطية الضمان لطلبك للمساعدة، على سبيل المثال في حال عطل الجهاز نتيجة انفجار صمام أو تشغيل غير صحيح، فستدفع تكاليف طلبك للمساعدة الفنية.

مواجهة المشكلات

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الضاغط لا يعمل والحوامل المخصصة لحمل اللقاحات ليست باردة	كن صبوراً، فعلى الراجح أن الضاغط سيبدأ في العمل خلال دقائق معدودة.	في حال توقف الضاغط عن العمل، تأكد من التالي: - تأكد من توصيل الطاقة وسلامة السلك الذي يصل الخلايا الشمسية بالجهاز. - تأكد من قاطع دائرة التيار الزائد - في حال عدم ثبوت شيء مما ذكر آنفاً اتصل بالمشرف الفني.
الضاغط يعمل، ودرجة الحرارة مرتفعة جداً	يوجد ما يعيق شبكة التهوية. الغطاء غير مغلق بإحكام.	تأكد من عدم إعاقة انتشار الهواء. تأكد من إحكام إغلاق الغطاء. تأكد من عمل المروحة، وفي حال عدم عملها يجب استبدالها. راجع قسم: الصيانة تأكد من عمل المروحة، وفي حال عدم عملها يجب استبدالها. راجع قسم: الصيانة
لا يوجد درجة حرارة معروضة	يوجد ما يعيق المروحة الموجودة بداخل الجهاز أو أنها تالفة. يوجد ما يعيق المروحة الموجودة بحجيرة الضاغط أو أنها تالفة. درجة الحرارة بالغرفة التي يوجد بها الجهاز مرتفعة جداً.	احجب الجهاز عن أشعة الشمس المباشرة وتأكد من تهوية الغرفة بطريقة أفضل. قم تغيير الترمومتر الشمسي. .عوض سلع هروذب
	لمعري ال يسمشل ا رتمومرثلا عوضلا نم يفكي ام كانه سيل ةيسمشل ا راعش تسال	

الصيانة والتنظيف

التنظيف

قم بفصل مصدر الكهرباء قبل التنظيف.

أفضل طريقة لتنظيف الجهاز باستخدام المياه الدافئة مع كمية صغيرة من منظف عديم الرائحة. يحذر استخدام مواد منظفة مزيلة. استخدم قطعة قماش ناعمة. وقم بالشطف باستخدام المياه النظيفة والتجفيف جيدًا. من الضروري منع المياه من الدخول إلى لوحة التحكم.

يجب تنظيف شريط إحكام الغلق الموجود حول الغطاء بانتظام لمنع تغير لونه ولإطالة فترة خدمته. استخدم مياه نظيفة. وبعد تنظيف شريط إحكام الغلق، تأكد من استمراره في إحكام الغلق.

في حال عدم استخدام الجهاز لمدة زمنية معينة، قم بإيقافه وفصله من مصدر الطاقة وتفريغه وتنظيفه من الداخل وترك الغطاء مفتوحًا للسماح بانتشار الهواء ومنع تكون الروائح.

صيانة مبرد الطاقة الشمسية

صيانة يومية:

يجب مراقبة درجة الحرارة بمقصورة اللقحات بشكل دائم باستخدام الترمومتر صباحًا ومساءً. ويرجى ملاحظة أن اللقحات قد لا تتجمد داخل الجهاز. درجة الحرارة تم ضبطها

صيانة الأسبوعية

أثناء الاستخدام العادي، يمكن أن تتراكم المياه في الجزء السفلي من الجهاز، وإزالة بقعة قماش أو من خلال فتحة تصريف.

مسح قطرات الماء من على الحائط داخل في نفس الوقت.

في ظل ظروف محيطية معينة، يمكن أن تتشكل كسرة الخشب على الجدار الداخلي لـحجرة التجميد. إزالة الصقيع دون استخدام أدوات حادة الحواف.

تحقق مما إذا خشية الغطاء ختم مشددة على الإطار العلوي عند إغلاق الغطاء. غطاء محكم الختم يقلل تراكم المياه وتشكيل الصقيع بشكل كبير.

صيانة شهرية:

قم بتنظيف الشبكة الموجودة بالجانب الأيمن من المبرد مرة كل شهر.

صيانة سنوية:

يجب فحص التوصيلات والمكونات الكهربائية وتنظيفها مرة كل عام أو أكثر من مرة عند الضرورة.


تحميل الجهاز

تحميل اللقاقات


عند تثبيت درجة حرارة مقصورة اللقاح، أي عندما تتراوح درجة الحرارة بين ٢ و ٨ درجة مئوية ويتوقف الضاغط ثم يعمل يمكن تحميل اللقاقات. يجب وضع وترتيب اللقاقات في السلال، (شكل رقم ٥).

لضمان الهواء ومنع تداول ويجب تجنب درجات الحرارة منخفضة للغاية للقاح، الاتصال المباشر على الجدران في الداخل.

لضمان دوران الهواء ومنع درجة حرارة منخفضة للغاية بالنسبة للقاح، وينبغي تجنب الاتصال المباشر مع الجدران الداخلية.

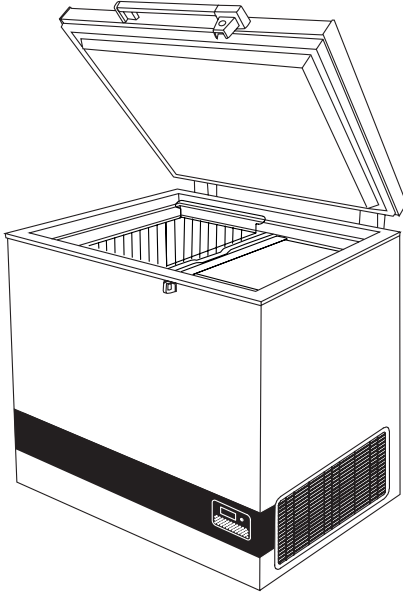

شكل ١٥

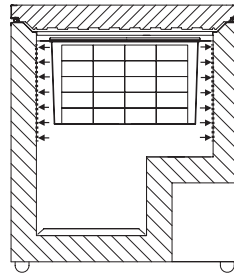

رشابملا لصتال ابن ح ت ← دراب حطس

شكل ١٣

تجميد علب المياه

٠٦٤A RF AC VLS ديه القدرة تجميد علب المياه ٣ x
٠,٦ لتر / ٢٤H سعة التخزين ٦X حزم ٠,٦ لتر ماء.


- وضع حزم المياه ٣ في الجانب أقرب فتحة للوحدة

- وضع غطاء على رأس حجرة التجميد

- سيتم تجميد حزم الماء بعد ٢٤H


- نقل حزم المياه المجمدة الى فتحة ٢. للتخزين

وحدة مستعدة لتجميد الدفعة التالية من حزم المياه

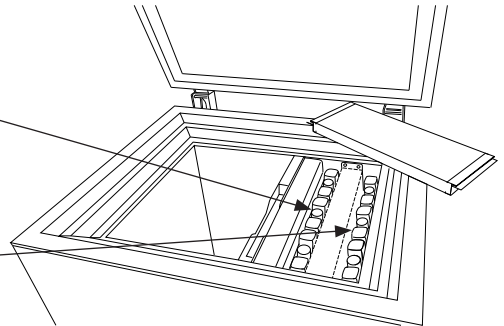

شكل ١٤

التشغيل والوظيفة

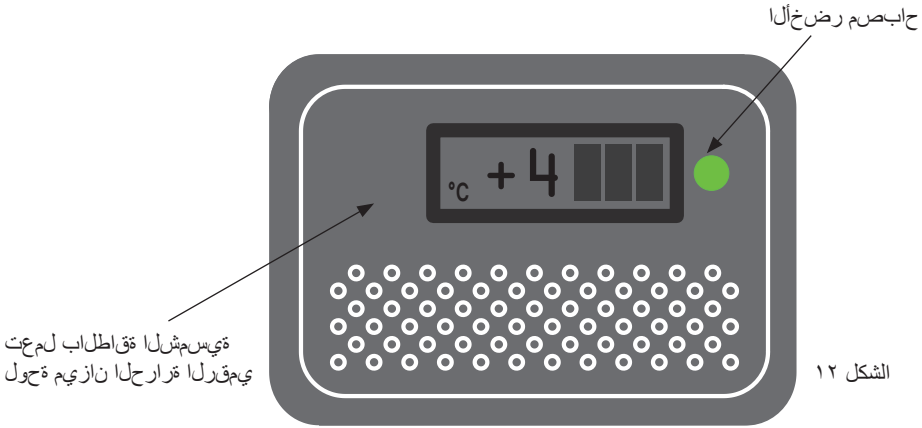

الشكل ١٢

تبريد الجهاز

قبل تحميل الجهاز باللقاحات يجب تجميد البطانات الثلجية في كل الجوانب الأربعة. لضمان تجميد البطانات الثلجية في كل الجوانب الأربعة قم بما يلي:

١. وضع ميزان الحرارة في الجزء العلوي من الجهاز أو في سلة إذا تم استخدام هذا الأمر اختياري لتنظيم تخزين اللقاح

٢. السماح للثلاجة تشغيل ما لا يقل عن ٤٨ ساعة قبل تحميل لقاح.

٣. افحص درجة الحرارة في السلال العلوية واللفية (يجب أن تتراوح بين ٢+ و ٨+ درجة مئوية).

يجب دائماً درجة الحرارة في لقاح يمكن رصدها على ميزان الحرارة مرتين كل يوم.

دائم ويجب أن تتراوح بين ٢ و ٨ درجة مئوية.

نظراً لمقاومة الترموستات يجب أن تتحكم دائماً في درجة الحرارة خلال عملية التبريد.

الترموستات الإلكتروني

يحتوي الجهاز على ترموستات الكتروني يضبط درجة الحرارة في مقصورة اللقاح. يتم ضبط الترموستات بواسطة المصنع.

١. يكون المصباح الأخضر مضاءً عندما يكون الجهاز موصلاً بمصدر الطاقة ونظام التبريد يعمل..

٢. تعمل بالطاقة الشمسية لوحة ميزان الحرارة الرقمي

عملية البدء

قم بتوصيل الأسلاك الكهربائية بمصدر الطاقة. يجب أن يضيء المصباح الأخضر (شكل رقم ٤) للإشارة إلى أن الجهاز في وضع التشغيل. يقوم الترموستات الإلكتروني بإجراء اختبار ذاتي قبل تشغيل الضاغط بـ ٢٠ ثانية.

ضبط درجة الحرارة

يوصى بفحص درجة الحرارة الداخلية بمقياس حرارة دقيق مرة يومياً. يجب فحص درجة الحرارة الداخلية بانتظام وفقاً لمعايير ومواصفات منظمة الصحة العالمية.

مثبتات الجهد

التوصيلات الكهربائية

من أجل حماية المكونات الكهربائية للجهاز، تم تزويده بمثبت جهد داخلي يلائم نطاقًا واسعًا مع جهد الدخل الذي يحمي الجهاز من ارتفاع/انخفاض جهد التيار الكهربائي والزيادة الشديدة/البسيطة في الجهد بما يتماشى مع بروتوكول التحقق WHO/PQS E007/VS01 -VP.5

يراقب مثبت الجهد الداخلي واسع النطاق جهد التيار الكهربائي بشكل مستمر. إذا ارتفع الجهد أو انخفض، فسيقوم المثبت بتثبيت الخرج لضمان ثبات الجهد الذي يصل إلى الجهاز عند 230 فولت (بزيادة/انخفاض 2%)، ضمن نطاق تشغيل الوحدة. إذا انخفض جهد الدخل عن 110 فولت أو ارتفع عن 285 فولت، فسيقوم المثبت الجهد بفصل الخرج، ومن ثمّ حماية الحمل الكهربائي. بمجرد عودة جهد التيار الكهربائي ضمن الحدود المقبولة، سيعيد المثبت توصيل الخرج بعد زمن التأخير في بدء التشغيل.

التأخير في استعادة الإمداد بالكهرباء:

عند حدوث توقف نتيجة الجهد المنخفض أو الزائد، ثم عودة جهد الدخل إلى نطاق التشغيل، تتم استعادة الخرج تلقائيًا بعد زمن تأخير وفق إعدادات المصنع (زمن عشوائي يتراوح بين 3 دقائق و3:30 دقائق) وذلك عند عودة جهد التيار الكهربائي ضمن النطاق الموصى به واستقراره.

تعليمات التشغيل القياسية لتوصيل الجهاز:

1. صل كابل الجهاز بعلبة التوصيل
2. تأكد من أن مفتاح تشغيل الجهاز على الوضع "إيقاف"
3. صل قابس الجهاز بمقبس التيار الكهربائي الموجود في الحائط
4. شغّل الطاقة في مقبس الحائط
5. شغّل مفتاح تشغيل الجهاز
6. يحتوي المثبت الداخلي على محول الجهد الأوتوماتيكي (AVS) الذي يضمن عدم التوصيل الفوري للحمل الكهربائي. يضمن هذا التأخير أن يصبح التيار الكهربائي جيدًا قبل توصيل الحمل الكهربائي؛ ومن ثمّ يحمي الجهاز من التبديل السريع بين الإيقاف والتشغيل.
7. بمجرد مرور فترة الانتظار (3-4 دقائق)، سيحمر جهاز التثبيت الطاقة إلى الجهاز، وسيتم تشغيل نظام التبريد

يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، بما في ذلك توجيه الجهد المنخفض 2014/35/EU، وتوجيه التوافق الكهرومغناطيسي 2014/30/EU

يجب أن يكون المقبس في مكان يمكن الوصول إليه بحرية.

يجب عدم توصيل الجهاز إلا بمصدر التيار الكهربائي 240/220 فولت/ 50 هرتز عبر مقبس مؤرّض بشكل صحيح.

يجب أن يكون المقبس مزودًا بمصهر 10-13 أمبير.



إذا تم التخطيط لتشغيل الجهاز في بلد غير أوروبي، فتتحقق من لوحة التصنيف لمعرفة ما إذا كان الجهد والتيار المشار إليهما يتوافقان مع قيم مصدر التيار الكهربائي لديك.

تتوفر المعلومات المتعلقة بالجهد أو التيار أو الطاقة على لوحة التصنيف

تأكد من أن القابس يناسب نوع المقبس لديك. إذا لم يكن مناسبًا، فاستعن بقني كهربائي مؤهل لضبط القابس. يجب تأريض هذا الجهاز.

يجب عدم توصيل العديد من الأجهزة مع التلاجة في نفس مشترك الطاقة المتعدد.


يجب توصيل التلاجة دائمًا بأخذ تيار خاص بها، ويكون نطاق الجهد فيه مناسبًا للجهد المدرج في لوحة تصنيف التلاجة. تأكد من توافق القابس والمقبس، ومن تأريض الجهاز.

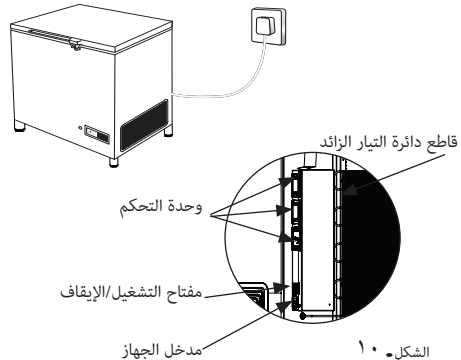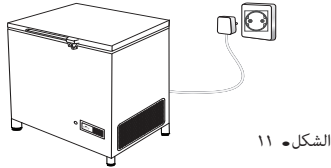

وضع Fridge-tag ؟

يجب وضع جهاز Fridge-tag المفعل فور الموقع المحدد. ي نوص بوضع الجهاز منتصف الثالفة لمالحظة درجة الحرارة بدقة.

المستشعر الخارجي
يجب وضع المستشعر الخارجي ي موقعه المحدد قبل ساعات من تفعيل الجهاز.
نوص ج لأهمية بوضع المستشعر الخارجي منتصف الثالفة للحصول عدل قراءة حرارة مثل ولتجنب أي تداب صحيحة عند بدأ الجهاز

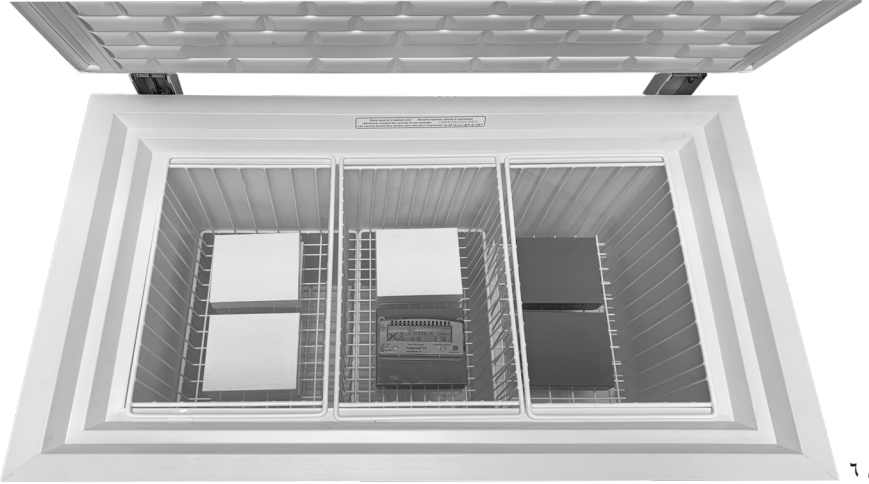


الشكل ٦

Fridge-tag Support




مهم للغاية!


تأكد من عدم وضع أي سلع على غطاء المستشعر مطلقاً.
مثال حزمة المياه.

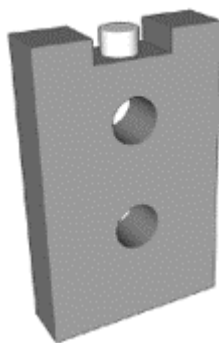


الشكل ٣

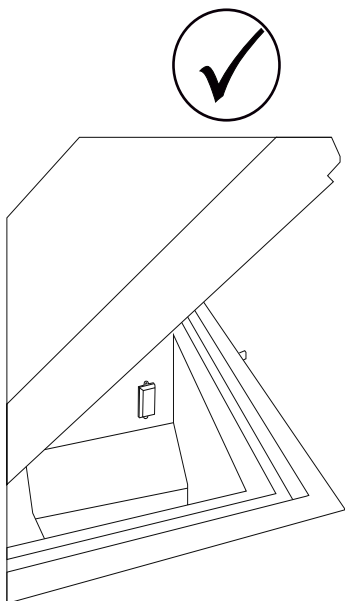

الشكل ٤

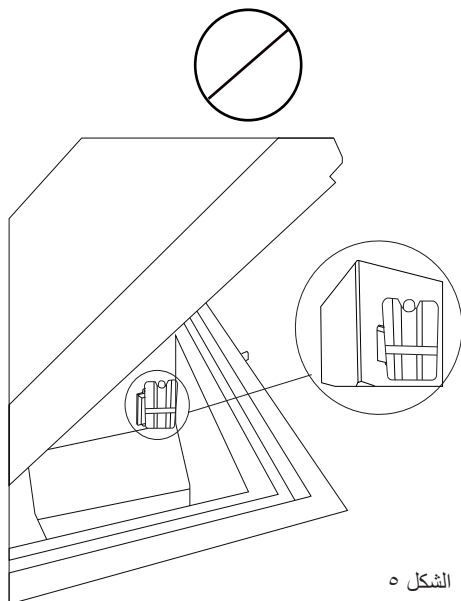


الشكل ٥

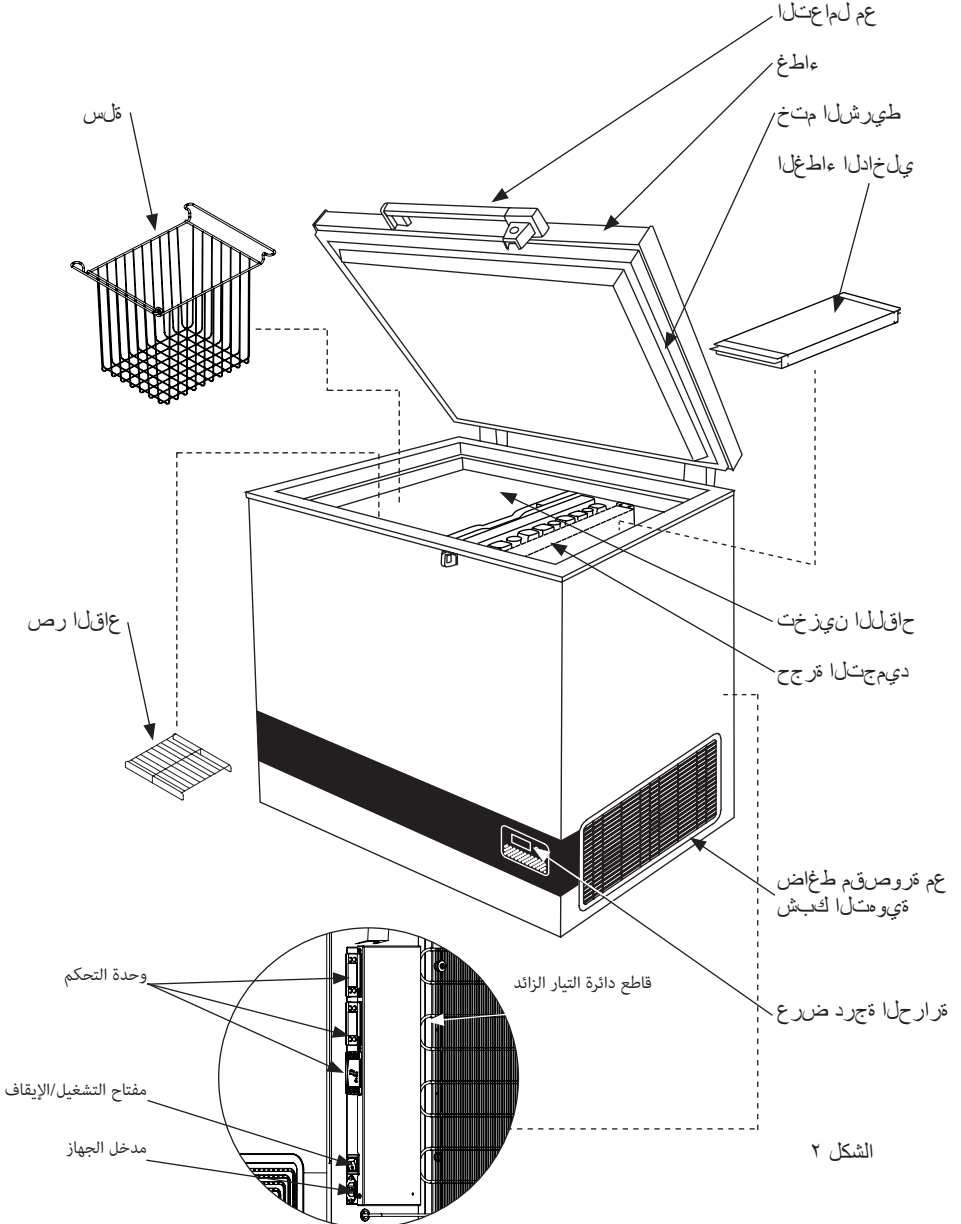

معلومات عامة

وVLS RF ٠٦٤ هو الثلاجة مبطنة الجليد قاح (+٢ إلى +٨ °C) مجهزة السلة. لديها
لديه حجرة واحدة لتخزين اللحاح وحجرة واحدة لتجميد وتخزين
علب المياه.

التوصيل في سلك الطاقة هنا:

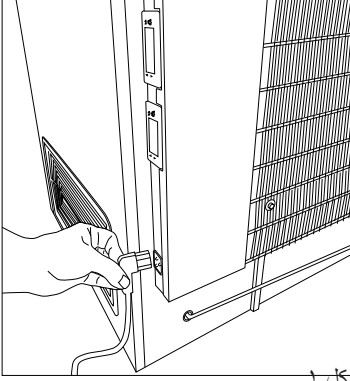

الشكل ١

مصدر الطاقة

جهاز VLS RF AC ٠٦٤ مزود بضغوط يتحمل التشغيل الشاق ويمكن أن يعمل في درجات جهد كهربائي بنسبة ٢٢٪ أقل من الجهد الكهربائي الإسمي. انظر لوحة المواصفات. إذا تجاوزت فروقات الجهد الكهربائي هذا المدى يوصى باستخدام مثبت آلي للجهد الكهربائي.

البيانات الفنية

انظر لوحة المواصفات الموجودة على الجانب الخلفي من الجهاز.

نزع الغلاف والتثبيت

نزع الغلاف

١. انزع أغطية الجهاز وتأكد أنها لم يتعرض للتلف. إذا لاحظت أي تلف ابلغ مشرفك.
٢. تحقق من المواصفات للحصول على الجهد الكهربائي والتردد الصحي.
٣. افتح الغلاف وانزع كل مواد التغليف الداخلية.

• تكون الجليد على الحائط المُبخر الداخلي والأجزاء العلوية، يُعد ظاهرة

المحتويات

٢	تحذير.....
٤	معلومات عامة.....
٥	تعرف على المبرد الخاص بك
٦	تحذير.....
٧	وضع Fridge-tag؟.....
٨	التركيب.....
٩	التوصيلات الكهربائية.....
٩	مثبتات الجهد.....
١٠	التشغيل والوظيفة.....
١١	تحميل الجهاز.....
١١	تجميد علب المياه.....
١٢	الصيانة والتنظيف.....
١٣	مواجهة المشكلات.....
١٤	الضمان وقطع الغيار والخدمة.....
١٥	التخلص من الأجزاء القديمة والمستعملة.....

دوك PQS	نموذج	مواصفات PQS مرجع المواصفات	بروتوكول اختبار النوع المستقل PQS بروتوكول التحقق من المنتج:
E003/070	VLS 064 RF AC	E003/RF03.4	E003/RF03-VP.3

تحذير

إذا كان الجهاز يحتوي على مُبرد هيدروكربوني، يرجى الرجوع إلى الإرشادات الواردة أدناه.

أو إعطائهم التعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المعنية.

تحذير:

تجنب وضع منافذ مأخذ توصيل محمولة متعددة أو مصادر طاقة محمولة في الجزء الخلفي من الجهاز.



تحذير:

لا يجب أن يقوم الأطفال بالتنظيف أو صيانة المستخدم دون إشراف

تحذير:

لا يجب أن يقوم الأطفال بالتنظيف أو صيانة المستخدم دون إشراف

- احتفظ دومًا بالمفاتيح في مكان آخر، وبعيدًا عن متناول الأطفال

- قبل صيانة أو تنظيف الجهاز، يجب نزع القابس من مصدر الطاقة الرئيسي أو فصل التيار الكهربائي عنه

- في حال تلف السلك الكهربائي، يجب أن يستبدل عن طريق المُصنع، أو وكيل الصيانة المعتمد، أو أشخاص مساوين مؤهلين من أجل تفادي أي أخطار

تحذير:

يجب الحفاظ على فتحات التهوية الموجودة في هيكل الجهاز أو المدمجة في الهيكل بعيدة عن أي عوائق

تحذير:

لا تستخدم أي أجهزة ميكانيكية أخرى، أو أي وسائل أخرى لتسريع عملية إذابة الجليد غير تلك التي وصى بها المُصنع

تحذير:

لا تُحدث أضرار بنظام التبريد

تحذير:

لا تستخدم أجهزة كهربائية داخل حجرة التخزين المُبردة، ما لم تكن من النوع الذي وصى به المُصنع

تحذير:

لا تعرض الجهاز للأمتار

تحذير:

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال، والأشخاص ذوي القدرات الجسدية، أو الحسية، أو العقلية المحدودة، أو ذوي نقص الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم



جذومن VLS 064A RF AC
مزح هايمل رزيرف / ةچالٹ فطصا ةعمتجم چلثلا

مادختسال اتماملعت ARA