

ULTF-C383i

CONGELADOR ULT HORIZONTAL

El diseño del congelador horizontal es una opción económica que conserva bien el frío gracias a la tapa horizontal.



-20°C
-86°C

Los productos están sujetos a cambios debido a mejoras y desarrollo continuo. Vestfrost Solutions se reserva el derecho de modificar cualquier información, sin previo aviso.

DIMENSIONES

Dimensiones Exteriores (AlxAnxPr), mm	831x1560x608
Dimensiones Interiores (AlxAnxPr), mm	624x1400x440
Weight Gross/Net, kg	112 / 86
Material inner cabinet	Acero Pintado
Material outer cabinet	Acero Pintado
Peso del embalaje, kg	26
Dimensiones del embalaje (AlxAnxPr), mm	900x1613x725
Espesor del aislamiento	80
Tipo de aislamiento	Poliuretano con Ciclopentano
Movilidad	Estándar: 4 ruedas con frenos
Refrigerante, Tipo / gramos	Nature R2 / 161
Compresor de Velocidad Variable	No
Distribución de aire interna (tipo de)	Estático
Número de sondas	1

CONTROLADOR

Controlador	i-Care, Pantalla táctil
Idioma del controlador	EN, DE, FR
Conexión USB	Sí
Registro de datos	Datos, Alarmas y Eventos
Gráfico de temperatura	Sí
Alarma de temperatura alta/baja	Sí
Alarma de puerta abierta	No
Alarma de fallo de sonda	Sí
Alarma de fallo de energía	Sí

ALMACENAMIENTO

Volumen, Bruto/Neto, L	383 / 368
Capacidad de Cryoboxes "2	282
Capacidad de viales de 2 ml	28.200
Tapas interiores	Sí

CARACTERÍSTICAS

Cerradura	Sí
Luz LED	No
Respaldo de Batería para el Controlador, 24h	Sí
VIP (Panel Aislado al Vacío)	No
Calentador de marco de puerta	No
Mirilla	Sí - Ø 12,5 mm
Contacto seco	Sí
Válvula de vacío	No
Puerta	Sólido

ULTF-C383i

CONGELADOR ULT HORIZONTAL

El diseño del congelador horizontal es una opción económica que conserva bien el frío gracias a la tapa horizontal.

RENDIMIENTO		
Todos los datos en RT20°C		
Rango de temperatura	°C	-20 a -86
Uniformidad en el rendimiento - diferencia entre la parte superior e inferior	°C	+/- 1,1
Tiempo de enfriamiento	Minutos	138 min a -75°C
Tiempo de retención	Minutos	69 min a -60°C
Ruido	dB	55
Modo de ahorro de energía	kWh/24h	7,424 kWh/24h a -70
Consumo de energía, kWh / 24h	kWh/24h	9,957 kWh/24h a -82
Energía anual	kWh/año	3634,3 kWh/año a -82°C
Consumo instantáneo de energía	kW	PD 0,810-0,600/Estable 0,532
Rechazo de calor*	W	450
Valor U	W/m² K	0,2
COMPONENTES DE REFRIGERACIÓN		
Refrigerante/Cantidad (gramos)		Nature R 2/161gr
Número de compresores	piezas	1
Compresor de velocidad variable	Sí/No	No
Distribución de aire interna (tipo de)		Estático
Ventilador del evaporador	Sí/No/Variable	No
Ventilador del condensador	Sí/No/Variable	Sí
Número de sondas	piezas	1
Descongelación	Sí/No	No



* La rechazo de calor se define como la potencia media basada en el consumo de energía, redondeada a los 50W más cercanos.

Los productos están sujetos a cambios debido a mejoras y desarrollo continuo. Vestfrost Solutions se reserva el derecho de modificar cualquier información, sin previo aviso.

ULTF-C383i

CONGELADOR ULT HORIZONTAL


El diseño del congelador horizontal es una opción económica que conserva bien el frío gracias a la tapa horizontal.

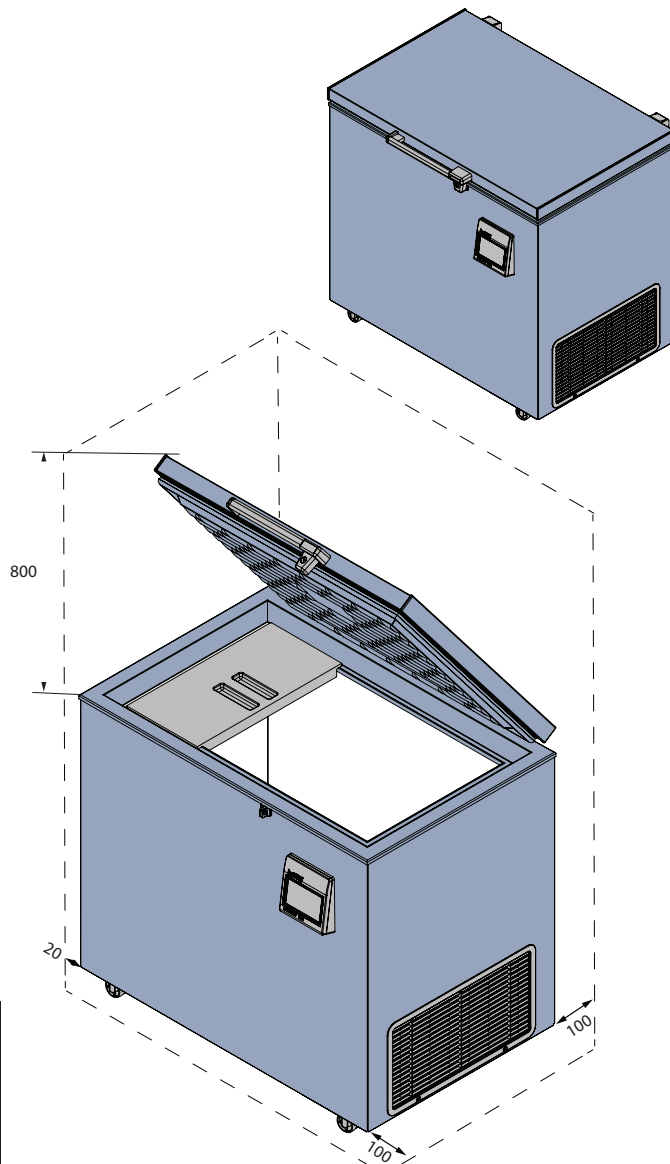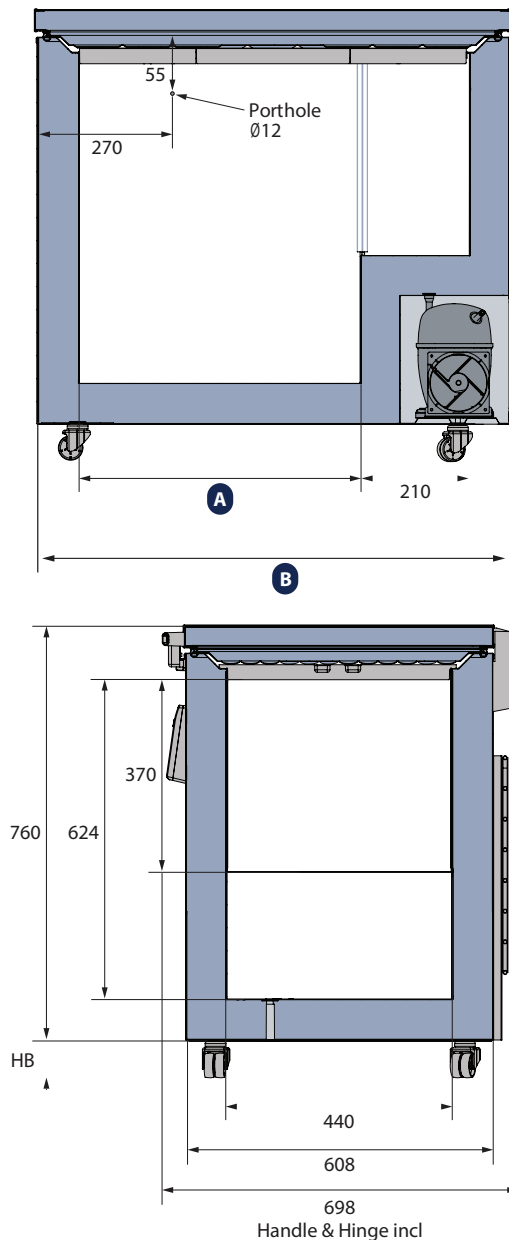

MODEL	A	B
ULTF-C198i	550	920
ULTF-C296i	890	1260
ULTF-C383i	1190	1560

Todas las medidas en mm

HB: Altura de la base
(HB es ajustable cuando el valor dado es xx-xx)

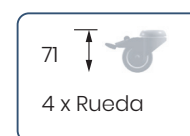

Los productos están sujetos a cambios debido a mejoras y desarrollo continuo. Vestfrost Solutions se reserva el derecho de modificar cualquier información, sin previo aviso.

Actualizado 10/2025


ULTF-C383i

CONGELADOR ULT HORIZONTAL


El diseño del congelador horizontal es una opción económica que conserva bien el frío gracias a la tapa horizontal.

POSICIÓN DEL SENSOR

VISTA FRONTAL

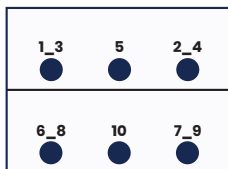

VISTA SUPERIOR

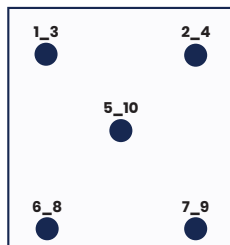

MODELO

ULTF-C383I



Tipo de prueba	Prueba de 10-punto
Entorno de prueba	Condiciones controladas, gabinete vacío
Temperatura ambiente	20°C
Humedad	60%
Punto de ajuste	-82°C
Sensor utilizado	25gr de latón estañado formado como un cilindro con un diámetro de 15,2 mm
Instalación	Aparato instalado según las condiciones del manual de instrucciones
Refrigerante	Nature R 2

TEMPERATURA DEL SENSOR

Posición del sensor	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
Máx.	-80,9	-81,5	-81,7	-80	-80,3	-79,9	-79,7	-80,7	-81,7	-80,8
Prom.	-81,5	-82,2	-82,3	-80,8	-80,8	-80,4	-80,1	-81,2	-81,7	-80,8
Mín.	-82,3	-83	-83,2	-81,6	-81,5	-81	-80,7	-81,8	-82,5	-81,6

CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO

OPERACIÓN CÍCLICA

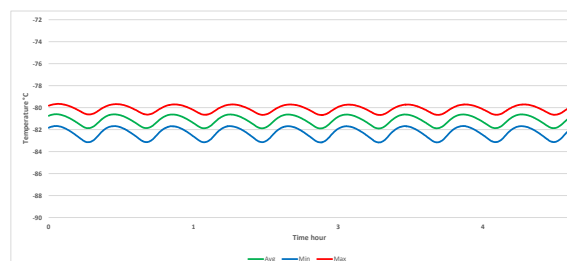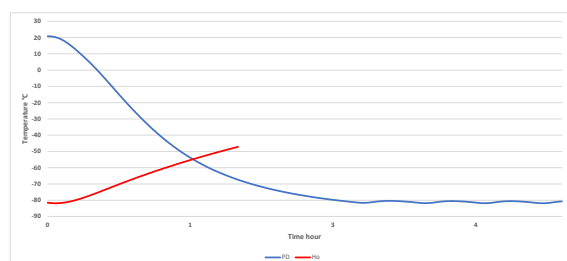

RENDIMIENTO TÍPICO EN AMBIENTE 20°C - GABINETE VACÍO

Temperatura promedio del gabinete	-81,2°C
Variación máxima del punto de ajuste	+/- 1,1°C
Estabilidad en promedio	0,6°C
Recuperación de 1 min. con la puerta abierta a -75°C temperatura promedio	<1 min.
Tasa de ciclo encendido/apagado	25 / 7 min.
Ciclo de trabajo	75%
Consumo de energía - Modo normal	9,95 kWh/día
Consumo de energía - Modo de ahorro de energía	7,42 kWh/día
Tiempo de enfriamiento a -75°C temperatura promedio	138 min.
Tiempo de retención de -82°C a -60°C	69 min.
Rechazo de calor	670 W

Los productos están sujetos a cambios debido a mejoras y desarrollo continuo. Vestfrost Solutions se reserva el derecho de modificar cualquier información, sin previo aviso.