



Low temperature freezer VT
075/147/207/307/407/547

GB Instructions for use
DE Bedienungsanleitung
FR Mode d'em

ES Instrucciones para el uso
DK Brugsanvisning

Warning

WARNING:

Keep clear of obstruction all ventilation openings in the appliance enclosure or in the structure for building-in.

WARNING:

Do not use other mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process than those recommended by the manufacturer.

WARNING:

Do not damage the refrigerant system.

WARNING:

Do not use electrical appliances inside the refrigerated storage compartment, unless they are of a type recommended by the manufacturer.

WARNING:

Danger risk of fire or explosion flammable refrigerant are used. To be repaired only by trained personnel.

WARNING:

When positioning the appliance, ensure the power cord is not trapped or damaged. Flammable refrigerant used. To be repaired only by trained personnel.



WARNING:

Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

- Always keep the keys in a separate place and out of reach of children.
- Before servicing or cleaning the appliance, unplug the appliance from the mains or disconnect the electrical power supply.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Frost formation on the interior evaporator wall and upper parts is a natural phenomenon. Therefore, the appliance should be defrosted during normal cleaning or maintenance.
- Please note that changes to the appliance construction will cancel all warranty and product liability.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This equipment is intended for the storage and display of packaged products only.
- Do not store explosives, such as aerosol cans with flammable propellants in the unit.
- Cold surface: avoid contact. Temperature may cause frostbite or injury. Wear protective gloves.



Contents

Warning	2
Electrical connection.....	4
Get to know your chest freezer.....	5
Installation and start-up	6
Operation and function	8
Defrosting	9
Cleaning and maintenance.....	10
Fault finding	11
Warranty, spare parts and service	12
Disposal.....	13
EC-Declaration of conformity.....	Pags A

Electrical connection

Wiring and connections in power supply systems must be all applicable (local and national) electrical codes. Consult these codes lengths and sizes prior to cabinet installation.

This device complies with relevant EU directives including Low Voltage Directive 2014/35/EU and Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

The socket should be freely accessible.

Connect the appliance only to 230V / 50-60Hz alternating current via a correctly installed earthed socket.

The socket must be fused with a 10-13 A fuse.


If the appliance is to be operated in a non-European country, check on the rating plate whether the indicated voltage and current type correspond to the values of your mains supply.

Information regarding voltage, current or power are given on the rating plate

The power cord may be replaced by a technician only.

The rating plate provides various technical information as well as type and serial number.

Get to know your chest freezer

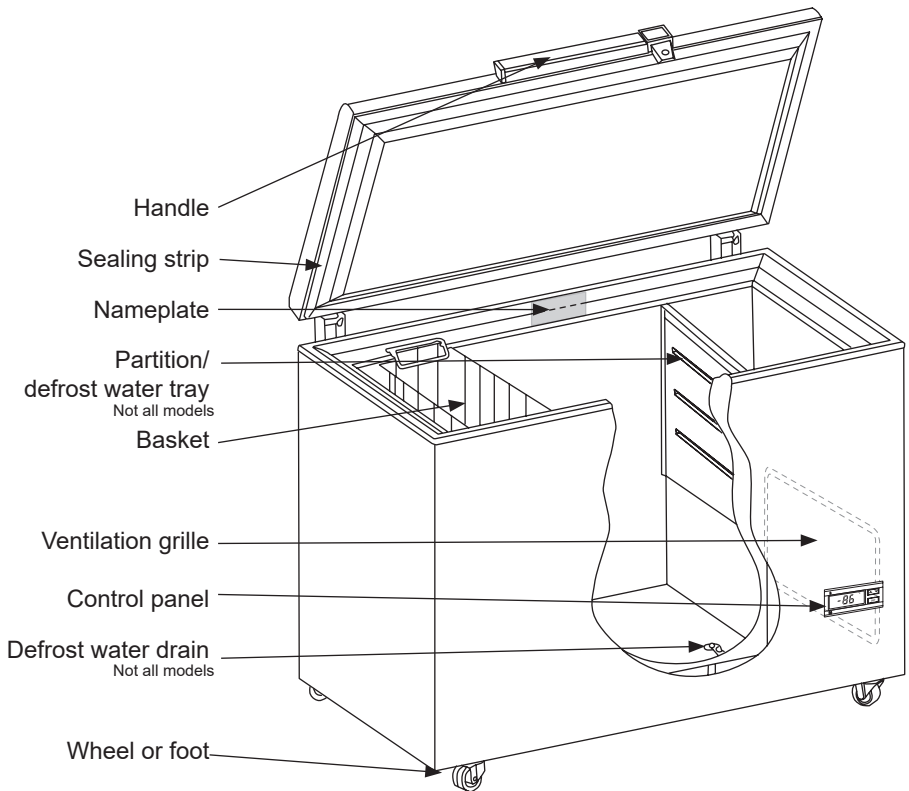

Installation and start-up

Placement

For safety and operational reasons, the appliance must not be installed outdoors.

The appliance should be placed on a stable, level surface in a dry, well-ventilated room (max. 75% relative air humidity).

Never place the appliance close to sources of heat such as radiators, and avoid placing it in direct sunlight.

Ventilation

It is important that the appliance be well ventilated and that air can circulate unhindered above, below and around it. Figure 2 illustrates how the necessary air circulation can be ensured.

There must be at least 15 mm clearance between the base of the appliance and the floor.

IMPORTANT! There must be free access to the ventilation grille (fig. 3).

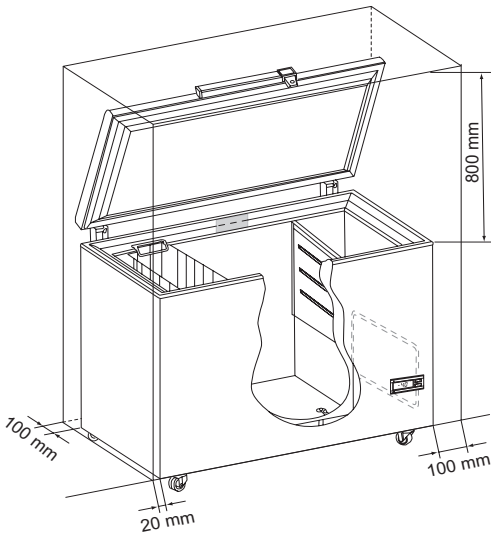


fig. 2

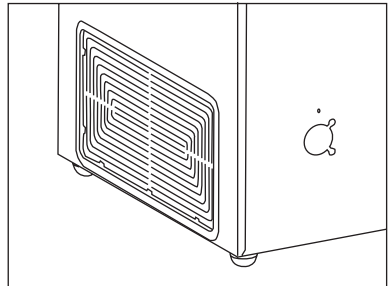


fig. 3

Intended use

Vestfrost biomedical freezers are designed to provide reliable temperature stability and precision and ensure an ideal cold temperature storage for sensitive items is achieved. The products are designed for the following operating ranges:

Models	VT75 VT147 VT207 VT307 VT407 VT547
Temperature range	-30°C to -63°C
Factory Set Point	-62°C
Ambient Temperature	+16°C to +32°C
Relative humidity	MAX 70 %



WARNING: This unit is not a “rapid-freeze” device. Freezing large quantities of liquid, or high-water content items, will temporarily increase the chamber temperature and will cause the compressors to operate for a prolonged time period. Avoid opening the door for extended time periods since chamber temperature air will escape rapidly. Also, keep the inner doors closed as much as possible. When room air, which is higher in humidity, replaces chamber air, frost may develop in the chamber more rapidly.

The climate class is shared on the nameplate. This specifies the optimum room temperature.

Room climate class	Max room temperature °C	Relative humidity %
3	25	60
4	30	55
5	40	40
7	35	75

Operation and function

The appliance is equipped with electronic controls (fig. 4).



For operation of the electronic control, reference is made to the separate instruction manual enclosed in the appliance.


Additional information

NOTE: The first time the power is connected, press the “A” (Fig. 4), thereby the alarm will be connected

Set the alarm off by pressing the “A” (fig. 4), and display shows “OFF”, and then disconnect the power supply.

Port hole

Some models has a predrilled hole at the back side. Useful in case CO₂ back up or introduction of wire sensor may be required.

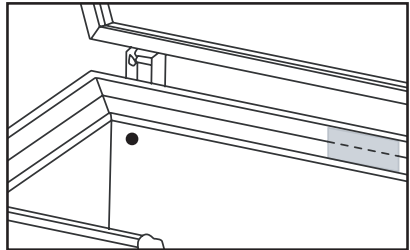

Defrosting

The items stored in the freezer and the humidity of the surrounding air gradually cause frost and ice to form inside the freezer. A thin layer of frost or ice does not affect freezer performance, but the thicker the layer, the higher the energy consumption. Small amounts of loose frost can be removed using a plastic scraper.

Never use electrical apparatus or sharp implements as these may damage the inside of the appliance.

When the layer of frost and ice exceeds 4-5 mm the freezer should be completely defrosted. It is recommended that defrosting be performed when there are no or only a few items stored in the freezer.

Proceed as follows:

1. Pull the plug and leave the freezer lid open.
2. If there are a defrost water tray and water drain in the freezer, position the partition under the defrost water drain.
3. Place a bowl of hot (but not boiling) water in the freezer, close the lid and wait approx. 30 minutes before removing loose frost with the plastic scraper.
4. To prevent water from damaging the floor during defrosting, it is advisable to check the defrost water tray from time to time and to cover the floor around the defrost water drain to protect against ice and splashes.

5. When all the frost and ice have melted, clean the inside of the appliance using water with a mild, perfume-free detergent. Dry the freezer with a soft cloth.
6. If there are *no* defrost water tray and water drain, the ice is removed when it is loose
7. Reconnect the power supply.
8. Return items to the freezer when the required temperature has been reached.

Remember to reinsert the stopper in the defrost water drain.

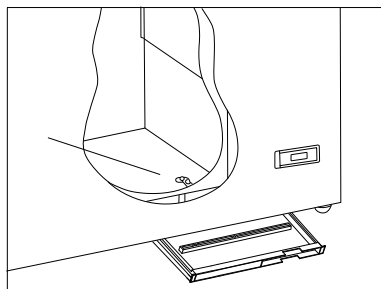


fig. 5

Cleaning and maintenance

Cleaning

Before cleaning, disconnect the power supply and remove all loose fittings.

The appliance is best cleaned using luke-warm water with a little mild, perfume-free detergent. Never use cleaning agents that scour. Use a soft cloth. Rinse with clean water and dry thoroughly. It is important to prevent water from entering the control panel.

The sealing strip around the lid must be cleaned regularly to prevent discolouration and prolong service life. Use clean water. After cleaning the sealing strip, check that it continues to provide a tight seal.

It is recommended that the wire and tubular condensers on the rear of the appliance be cleaned.

The ventilation grille must also be kept free of dust and dirt. Clean it with a vacuum cleaner.

If the appliance is not to be used for any length of time, switch it off, disconnect the power supply, empty it, clean the inside and leave the lid open to allow air circulation and prevent smells.

Save energy

- Keep the lid closed as much as possible.
- Check regularly that the lid closes tightly.
- Position the freezer in a cool (min. 5°C), well-ventilated room.
- Defrost the freezer before the layer of ice becomes excessively thick.

Note

A-weighted emission sound pressure level is below 55 dB(A)

Fault finding

Fault	Possible cause	Remedy
There is no light in the display	The appliance is switched off. Power failure; the fuse is blown; the appliance is not plugged in correctly.	Check the plug and socket. Check that power is connected. Reset the fuse.
Temperature in freezer too high.	The ventilation grille is blocked. The lid is not closed properly. The quantity of items placed in the freezer at a time is greater than the capacity of the appliance. Thick layer of frost and ice. The thermostat is set too high. The lid is prevented from closing tightly by items stored in the freezer.	Ensure unhindered air circulation. Close the lid and wait a few hours. Wait a few hours. Defrost the freezer. Set the thermostat to a lower temperature. Reposition items inside the freezer and check that the lid closes tightly.
Temperature in freezer too low.	The thermostat is set too low.	Set the thermostat to a higher temperature.
The freezer produces large quantities of frost.	Air humidity in the room is high. Items placed in the freezer are giving off moisture.	Ventilate the room more often or move the freezer to a room with lower humidity. Repack items stored in the freezer.
The lid cannot be opened.	Underpressure in freezer.	Wait 2-3 minutes until the underpressure has been equalised and try again.
Vibration and unusual noise.	The appliance is not on a level surface. The appliance is not free standing. Partition are loose.	Position the freezer on a flat, level and stable surface. Move the appliance away from other appliances or pieces of furniture. Check movable fittings and reposition them.

Warranty, spare parts and service

Warranty disclaimer

Faults and damage caused directly or indirectly by incorrect operation, misuse, insufficient maintenance, incorrect building, installation or mains connection. Fire, accident, lightning, voltage variation or other electrical interference, including defective fuses or faults in mains installations are not covered by the warranty.

Repairs performed by others than approved service centres and any other faults and damage that the manufacturer can substantiate are caused by reasons other than manufacturing or material faults are not covered by the warranty.


Please note that changes to the construction of the appliance or changes to the component equipment of the appliance will invalidate warranty and product liability, and the appliance cannot be used lawfully. The approval stated on rating plate will also be invalidated.

Transport damage discovered by the buyer is primarily a matter to be settled between the buyer and the distributor, i.e. the distributor must ensure that such complaints are resolved to the buyer's satisfaction.

Before calling for technical assistance, please check whether you are able to rectify the fault yourself. If your request for assistance is unwarranted, e.g. if the appliance has failed as a result of a blown fuse or incorrect operation, you will be charged the costs incurred by your call for technical assistance.

Spare parts

When ordering spare parts, please state the type, serial and product numbers of your appliance. This information is given on the rating plate. The rating plate contains various technical information, including type and serial numbers.

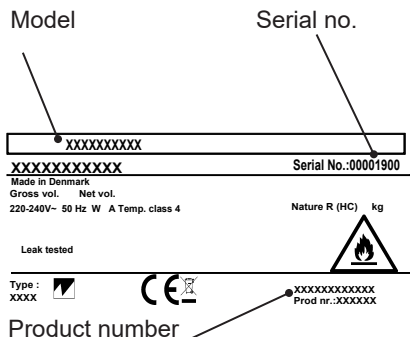

Disposal

Information for Users on Collection and Disposal of Old Equipment and used Batteries



These symbols on the products, packaging, and/or accompanying documents mean that used electrical and electronic products and batteries should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling of old products and used batteries, please take them to applicable collection points, in accordance with your national legislation and the Directives 2012/19/EU and 2006/66/EC.

By disposing of these products and batteries correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

For more information about collection and recycling of old products and batteries, please contact your local municipality, your waste disposal service or the point of sale where you purchased the items.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.



For business users in the European Union.

If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

Information on Disposal in other Countries outside the European Union

These symbols are only valid in the European Union. If you wish to discard this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

Warnung

WARNUNG:

Halten Sie alle Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts oder in der Einbaustruktur frei von Hindernissen.

WARNUNG:

Verwenden Sie keine anderen mechanischen Vorrichtungen oder Methoden zur Beschleunigung des Abtauvorgangs als die vom Hersteller empfohlenen.

WARNUNG:

Beschädigen Sie nicht das Kühlsystem.

WARNUNG:

Verwenden Sie keine elektrischen Geräte im gekühlten Lagerfach, es sei denn, sie sind vom Hersteller empfohlen.

WARNUNG:

Brand- oder Explosionsgefahr – es wird ein brennbares Kältemittel verwendet. Reparaturen dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden.

WARNUNG:

Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird. Es wird ein brennbares Kältemittel verwendet. Reparaturen dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden.

WARNUNG:

Platzieren Sie keine mehreren tragbaren Steckdosen oder Stromversorgungen hinter dem Gerät.



- Bewahren Sie die Schlüssel stets an einem separaten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Vor Wartungs- oder Reinigungsarbeiten am Gerät ziehen Sie den Netzstecker oder trennen Sie die Stromversorgung.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Die Bildung von Frost an der inneren Verdampferwand und den oberen Teilen ist ein natürliches Phänomen. Daher sollte das Gerät im Rahmen der normalen Reinigung oder Wartung abgetaut werden.
- Bitte beachten Sie, dass Änderungen an der Konstruktion des Geräts sämtliche Garantie- und Produkthaftungsansprüche ungültig machen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder über die Nutzung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person unterwiesen.
- Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung und Präsentation verpackter Produkte bestimmt.
- Lagern Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbaren Treibmitteln im Gerät.
- Kalte Oberfläche: Kontakt vermeiden. Die Temperatur kann Erfrierungen oder Verletzungen verursachen. Schutzhandschuhe tragen.

Inhalt

Warnung	2
Elektrischer Anschluss	4
Lernen Sie Ihr Gefriergerät kennen	5
Inbetriebnahme und Installation	6
Bedienung und Funktion.....	8
Abtauen	9
Reinigung und Wartung.....	10
Fehlersuche	11
Reklamation, Ersatzteile und Service.....	12
Entsorgung	13
C E Konformitätserklärung.....	Seite B

Elektrischer Anschluss

Verkabelung und Anschlüsse in Stromversorgungssystemen müssen allen (örtlichen und nationalen) Elektrovorschriften entsprechen. Machen Sie sich vor dem Einbau mit den Angaben in diesen Vorschriften vertraut

Dieses Gerät entspricht den einschlägigen EU-Richtlinien einschließlich:
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
Elektromagnetische Kompatibilitätsrichtlinie 2014/30/EU

Die Steckdose sollte frei zugänglich sein. Das Gerät an 230 V / 50-60Hz Wechselstrom über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose anschließen.

Die Steckdose muss mit einer 10A -13A Sicherung abgesichert sein.

Bei Geräten, die in nicht-europäischen Ländern betrieben werden, ist auf dem Typenschild zu überprüfen, ob die angegebene Spannung und Stromart mit den Werten Ihres Stromnetzes übereinstimmt.

Informationen über Spannung und Leistungsaufnahme / Strom sind auf dem Typenschild.

Das Typenschild, das sich im Gerät befindet, enthält verschiedene technische Angaben sowie Typen- und Seriennummer.

Ein eventuell notwendiger Austausch der Netzanschlussleitung darf nur durch einen Fachmann erfolgen

Lernen Sie Ihr Gefriergerät kennen

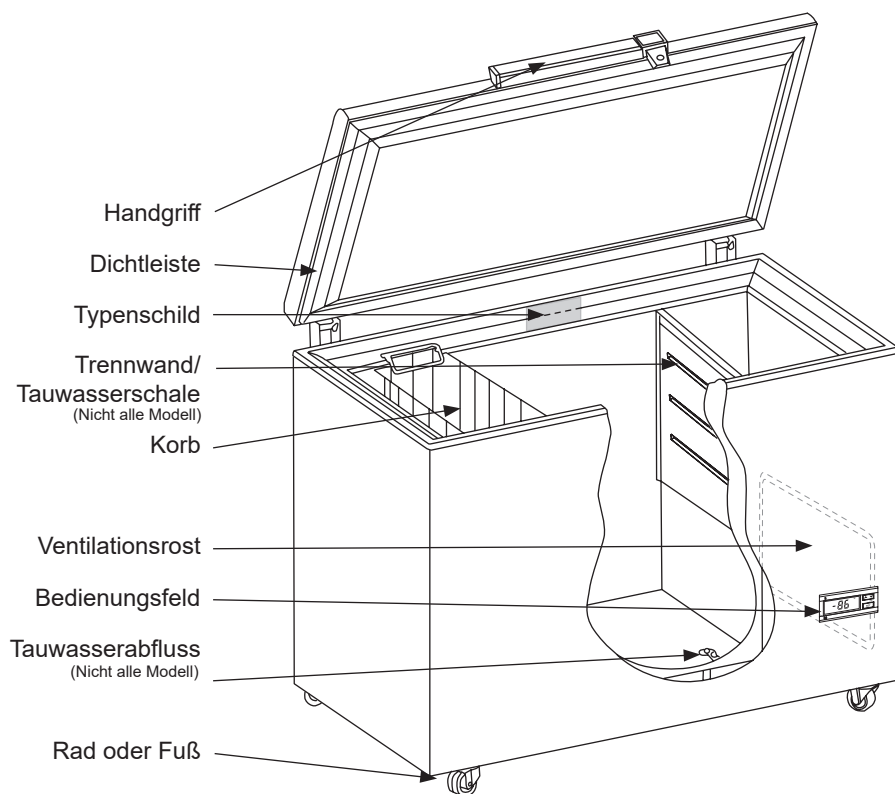


Abb. 1

Inbetriebnahme und Installation

Aufstellort

Aus Sicherheits- und betriebstechnischen Gründen darf das Gerät nicht im Freien aufgestellt werden.

Stellen Sie das Gefriergerät auf einen ebenen, waagerechten und festen Untergrund in einem trockenen, gut belüfteten Raum (max. 75% relative Luftfeuchtigkeit).

Stellen Sie die Truhe nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen wie Herden oder Heizkörpern auf, und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder Wärme von anderen Wärmequellen.

Belüftung

Das Gerät muss ausreichend belüftet sein, und die Luftzirkulation über und unter ihm sowie seitlich von ihm darf nicht behindert sein. Abb. 2 zeigt, wie die erforderliche Luftzirkulation um das Gefriergerät herum gewährleistet wird.

Zwischen dem Geräteboden und der Unterlage muss der Abstand mindestens 15 mm betragen.

WICHTIG! Der Belüftungsgrost muss frei zugänglich sein (Abb. 3).

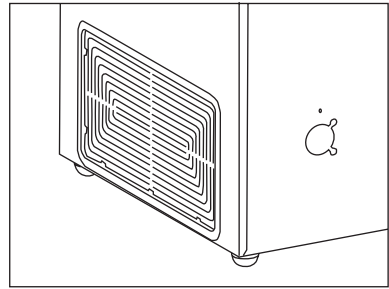


Abb. 3

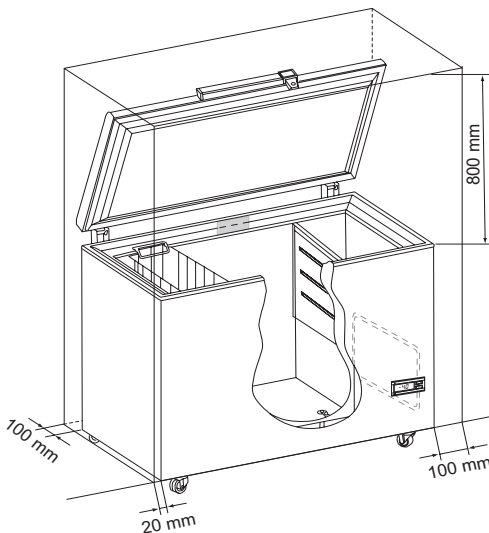


Abb. 2

Verwendungszweck

Vestfrost biomedizinische Gefrierschränke sind dafür konzipiert, eine zuverlässige Temperaturstabilität und Präzision zu gewährleisten und eine ideale Kaltlagerung für empfindliche Produkte sicherzustellen. Die Produkte sind für folgende Betriebsbereiche ausgelegt:

Models	VT75 VT147 VT207 VT307 VT407 VT547
Temperaturbereich	-30°C to -63°C
Werksvorgabewert	-62°C
Umgebungstemperatur	+16°C to +32°C
Relative Luftfeuchtigkeit	MAX 70 %



WARNUNG: Dieses Gerät ist kein „Schnellgefriergerät“. Das Einfrieren großer Mengen Flüssigkeit oder von Artikeln mit hohem Wassergehalt führt vorübergehend zu einem Temperaturanstieg im Innenraum und bewirkt, dass die Kompressoren über einen längeren Zeitraum laufen. Vermeiden Sie es, die Tür über längere Zeit offen zu lassen, da die kalte Luft im Innenraum schnell entweicht. Halten Sie außerdem die Innentüren möglichst geschlossen. Wenn Raumluft mit höherer Luftfeuchtigkeit die Innenraumluft ersetzt, kann sich schneller Frost im Innenraum bilden.

Die Klimaklasse ist auf dem Typenschild angegeben. Sie gibt die optimale Raumtemperatur für den Betrieb an.

Raumklimaklasse	Max raum temperature °C	Relative Luftfeuchtigkeit %
3	25	60
4	30	55
5	40	40
7	35	75

Bedienung und Funktion

Das Gerät ist mit einer elektronischen Steuerung ausgerüstet (Abb. 4)



Abb. 4

Für die Bedienung der elektronischen Steuerung verweisen wir auf die separate Bedienungsanleitung im Gerät.


Weitere Informationen

Hinweis: Wenn Sie das Gerät einschalten drücken Sie bitte die Taste „A“, (Abb. 4) damit die Alarmfunktion aktiviert wird.

Durch Betätigen von „A“ wird die Alarmfunktion deaktiviert (Abb. 4). Am Display wird „OFF“ angezeigt. Danach die Netzversorgung ausschalten.

Bullaage

Einige Modelle besitzen ein vorgebohrtes Loch an der Rückseite. Die Öffnung ist im Fall von CO₂-Back-up oder als Kabeldurchführung für einen Sensor nützlich.

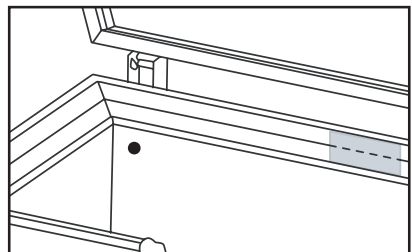

Abtauen

Das Gefriergut und die Luftfeuchtigkeit verursachen mit der Zeit Reif und Eis im Innern der Gefriertruhe. Eine dünne Reif- oder Eisschicht setzt die Leistung des Geräts nicht herab, aber mit zunehmender Stärke des Belags erhöht sich der Energieverbrauch. Etwas loser Reif lässt sich mit einem Kunststoffschaber entfernen.

Niemals elektrische Geräte oder scharfe Werkzeuge zum Entfernen von Reif/Eis verwenden, da sie das Truheninnere beschädigen können.

Erreicht die Reif- oder Eisschicht 4-5 mm Stärke, muss das Gerät abgetaut werden. Wir empfehlen, das Gefriergerät abzutauen, wenn nur wenige Waren darin gelagert sind.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Ziehen Sie den Stecker und lassen Sie das Deckel geöffnet.
2. Wenn es eine Abtauwasserablauf und Entwässerung sind, bitte sie die Trennwand unter die Tauwasserablauf legen..
3. Eine Schüssel mit warmem (nicht kochendem) Wasser in das Gerät stellen und den Deckel schließen. Ca. 30 Minuten warten und die Reifschicht dann mit dem Kunststoffschaber entfernen.
4. Um während des Abtauvorgangs Wasser auf dem Fußboden zu vermeiden, ist die Tauwasserschale regelmäßig zu kontrollieren. Der Boden um den Tauwasserablauf herum sollte abgedeckt werden, um ihn gegen Eis und Wasserspritzer zu schützen. Nachdem das Eis getaut ist, das Gefriergerät mit einer schwachen Lösung aus Wasser und unparfümiertem

Spülmittel reinigen. Mit einem trockenen Tuch nachwischen.

5. Wenn es nicht um eine Abtauwasserablauf und Entwässerung, entfernen Sie das Eis, wenn sie lose ist
6. Versorgungsspannung anschließen.
7. Das Lagergut kann wieder ins Gerät gelegt werden, wenn die Temperatur korrekt ist.

Nicht vergessen, den Tauwasserablauf wieder mit dem Stopfen zu verschließen.

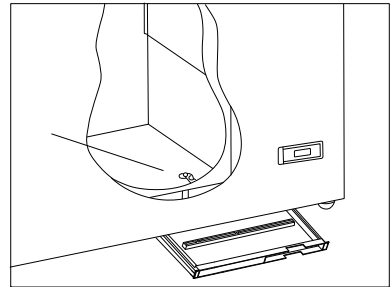


Abb. 5

Reinigung und Wartung

Reinigung

Vor der Reinigung ist der Netzstecker zu ziehen und das lose Zubehör aus dem Gerät zu entfernen.

Eine Mischung aus lauwarmem Wasser und unparfümiertem Spülmittel ist dazu am besten zur Reinigung geeignet. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Kratzer verursachen können. Verwenden Sie ein weiches Tuch. Mit klarem Wasser nachwischen und gut abtrocknen. Es darf kein Wasser in die Bedienungselemente gelangen.

Die Deckeldichtleiste muss regelmäßig gereinigt werden, um Verfärbungen zu vermeiden und lange Haltbarkeit zu gewährleisten. Klares Wasser verwenden. Nach der Reinigung der Dichtleiste prüfen, ob sie dicht schließt.

Wir empfehlen die Reinigung der Draht- und Röhrenkondensatoren an der Geräte- rückseite.

Den Lüftungsrost frei von Staub und Schmutz halten. Zur Reinigung des Rosts einen Staubsauger verwenden.

Bei längerer Außerbetriebnahme, den Netzstecker ziehen und die Gefriertruhe ausräumen und reinigen. Den Deckel nicht schließen, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Sparen Sie Energie

- Deckel möglichst geschlossen halten.
- regelmäßig prüfen, dass der Deckel dicht schließt
- die Gefriertruhe in einem kühlen (min. 5°C), gut belüfteten Raum aufstellen.
- Gefriergerät abtauen, bevor die Eisschicht zu dick wird.

Hinweis

Der A-bewertete Emissionsschalldruckpegel liegt unter 55 dB(A)

Fehlersuche

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Es ist kein Licht im Display	Das Gerät ist ausgeschaltet. Stromausfall; Sicherung hat angesprochen; Netzstecker nicht richtig eingesteckt.	Stecker und Schalter prüfen. Prüfen, ob der Strom angeschlossen ist. Die Sicherung muss intakt/ eingeschaltet sein.
Die Temperatur im Gefrierraum ist zu hoch.	Der Belüftungsrost ist blockiert. Der Deckel der Gefriertruhe ist nicht ordnungsgemäß geschlossen. Es wurde mehr neues Gefriergut in das Gerät gelegt, als gleichzeitig eingefroren werden kann. Starke Reif- und Eisschicht. Thermostat zu warm eingestellt. Deckel liegt auf Gefriergut auf.	Für unbehinderte Luftzirkulation sorgen. Deckel schließen und einige Stunden lang warten. Einige Stunden warten. Gefriergerät abtauen. Thermostat auf niedrigere Temperatur einstellen. Gefriergut umlagern und prüfen, ob der Deckel nun dicht schließt.
Temperatur im Gefriergerät zu niedrig.	Thermostat zu kalt eingestellt.	Thermostat auf höhere Temperatur einstellen.
Gefriergerät setzt schnell Reif an.	Der Raum ist sehr feucht. Das Gefriergut gibt Feuchtigkeit ab.	Häufig lüften oder Gerät in einem anderen, trockeneren Raum aufstellen. Gefriergut umpacken.
Deckel lässt sich nicht öffnen.	Unterdruck im Gefriergerät.	2-3 Minuten warten, bis der Unterdruck abgebaut ist, dann erneut versuchen.
Vibrationen und ungewöhnliche Geräusche.	Das Gerät steht nicht auf einer ebenen Unterlage. Das Gerät steht nicht frei. Trennwand sind locker.	Gerät auf eine ebene, waagerechte und feste Unterlage stellen. Gerät von Möbeln oder anderen Geräten abrücken. Die beweglichen Teile prüfen und wieder einsetzen.

Reklamation, Ersatzteile und Service


Der Lieferant haftet nicht für Fehler oder Schäden, die direkt oder indirekt durch Fehlbedienung, Missbrauch, mangelhafte Wartung, fehlerhaften Einbau, fehlerhafte Aufstellung oder fehlerhaften Anschluss sowie Feuer, Unfall, Blitzschlag, Spannungsänderungen oder andere elektrische Störungen – wie z.B. defekte Sicherungen oder Fehler in der Netzinstallation – sowie von anderen als den von dem Lieferanten vorgeschriebenen Reparaturbetrieben ausgeführten Reparaturen verursacht wurden, und allgemein nicht für Fehler und Schäden, die der Lieferant nachweislich auf andere Ursachen als Fabrikations- und Materialfehler zurückführen kann. Diese Fehler oder Schäden fallen nicht unter das Reklamationsrecht.

Transportschäden, die der Anwender feststellt, sind primär eine Sache zwischen ihm und dem Händler, d.h. der Händler hat den Anwender zufrieden zu stellen.

Bevor Sie den Kundendienst rufen, prüfen Sie bitte, ob Sie den Fehler selbst beheben können (siehe Fehlersuche). Ist Ihr Hilfeverlangen unberechtigt, beispielsweise weil das Versagen des Geräts auf eine defekte Sicherung oder Fehlbedienung zurück zu führen ist, gehen die Kosten für den Servicebesuch zu Ihren Lasten.

Ersatzteile

Bitte bei der Ersatzteilbestellung Typ- und Seriennummer sowie Produktnummer angeben. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild.

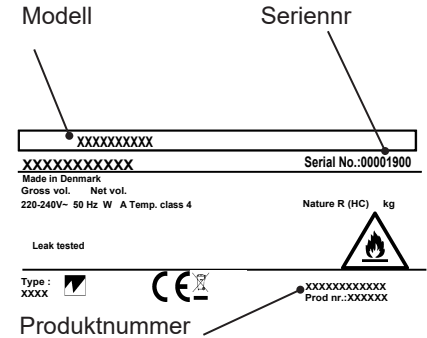

Das Typenschild enthält verschiedene technische Angaben, u.a. auch Typ- und Seriennummer. Denken Sie daran! Stets nur autorisierte Handwerker zu beauftragen, wenn ein Teil repariert oder ausgewechselt werden muss!

Entsorgung

Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung von veralteten Geräten und benutzten Batterien.



Diese Symbole auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass benutzte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden sollen. Bitte bringen Sie diese alten Produkte und Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG zu Ihren zuständigen Sammelpunkten.

Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die anderenfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung auftreten können.

Wenn Sie ausführlichere Informationen zur Sammlung und zum Recycling alter Produkte und Batterien wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Verwaltungsbehörden, Ihren Abfallentsorgungsdienstleister oder an die Verkaufseinrichtung, in der Sie die Gegenstände gekauft haben.

Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Straf gelder verhängt werden.



Für geschäftliche Nutzer in der Europäischen Union.

Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich wegen genauerer Informationen bitte an Ihren Händler oder Lieferanten.

Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Bitte treten Sie mit Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Händler in Kontakt, wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, und fragen Sie nach einer Entsorgungsmöglichkeit.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT:

Gardez les orifices de ventilation situés sur la carrosserie de l'appareil ou autour de l'appareil, libres de toute obstruction.

AVERTISSEMENT:

Ne pas utiliser d'autres dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage que ceux recommandés par le fabricant.

AVERTISSEMENT:

Ne pas endommager le circuit de réfrigérant.

AVERTISSEMENT:

Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

AVERTISSEMENT:

Danger- risque d'incendie ou d'explosion si un réfrigérant inflammable est utilisé. L'appareil doit seulement être réparé par du personnel qualifié.

AVERTISSEMENT:

Lors de la mise en place de l'appareil assurez-vous que son cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

AVERTISSEMENT:

Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou des sources d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.



- Conserver toujours les clés dans un endroit séparé et hors de portée des enfants.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles n'aient eu une surveillance ou instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Avant de faire l'entretien ou le nettoyage de l'appareil, débranchez-le ou coupez l'alimentation électrique.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

- La formation de givre sur les parois intérieures de l'évaporateur et sur les parties supérieures est un phénomène naturel. Par conséquent, l'appareil doit être dégivré lors du nettoyage et de l'entretien.
- Prenez note que toute modification de la construction de l'appareil annulera toutes les garanties et la responsabilité du fabricant.
- Ne pas entreposer des explosifs, tels que des bombes aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables dans l'appareil
- Surface froide : éviter tout contact. La température peut provoquer des engelures ou des blessures. Porter des gants de protection.

Sommaire

AVERTISSEMENT.....	2
Connexion électrique.....	4
Faites connaissance.....	5
avec votre congélateur coffre	5
Mise en service et installation.....	6
Utilisation et fonctionnement	8
Dégivrage	9
Nettoyage et entretien	10
Recherche de pannes éventuelles	11
Garantie, pièces de rechange et service après-vente.....	12
Mise au rebut.....	13
C E Déclaration de conformité.....	page B

Connexion électrique

Le câblage et les raccordements électriques des systèmes d'alimentation électrique doivent respecter les normes électriques (locales et nationales) en vigueur. Consultez ces normes avant toute installation de l'appareil.

Ce dispositif est conforme aux directives de l'U.E. le concernant, y compris la Directive 2014/35/EU sur la Basse Tension et la Directive 2014/30/EU sur la Compatibilité Electromagnétique.

La prise de courant doit rester facilement accessible. Brancher la fiche mâle de l'appareil dans une prise secteur en 230 V / 50-60Hz réglementairement reliée à la terre. La prise doit être protégée par un fusible/disjoncteur supportant de 10 A - 13 A

Sur les appareils destinés aux pays non européens, vérifiez si la tension de branchement et le type de courant spécifiés sur la plaque signalétique concordent bien avec ceux offerts par le secteur du pays oncerné.


Les informations concernant la tension et la puissance absorbée / courant sont indiquées sur la plaque signalétique.

Si un changement de cordon d'alimentation électrique s'impose, cette opération est réservée à un spécialiste.

La plaque signalétique fournit diverses informations techniques ainsi que les numéros de type et de série.

N'utilisez en aucun cas des rallonges de câble.

Faites connaissance avec votre congélateur coffre

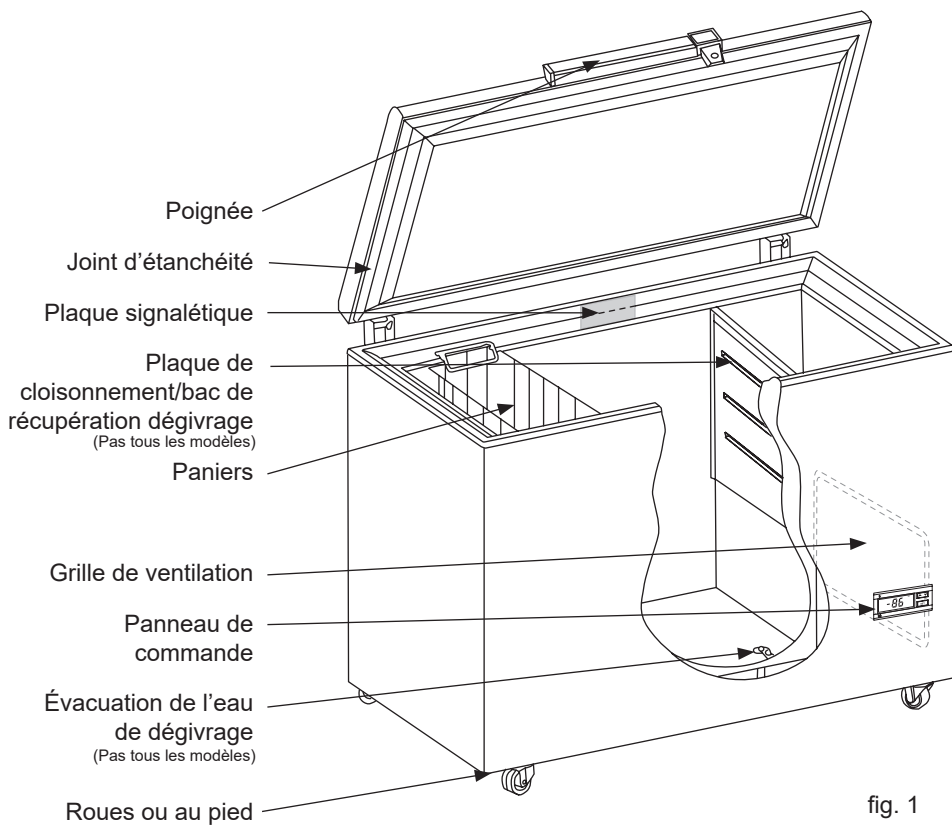

Mise en service et installation

Mise en place

Pour des raisons de sécurité et de fonctionnement, l'appareil ne doit pas être placé à l'extérieur.

Placer l'appareil bien à l'horizontale sur un sol plan et stable, dans un local sec et bien ventilé (max. 75% d'humidité relative).

Ne jamais placer l'appareil près de sources de chaleur telles radiateurs, et éviter de le placer au rayonnement direct du soleil ou près d'une autre source de chaleur.

Ventilation

Il est important que l'appareil soit bien ventilé et que l'air puisse circuler librement au-dessus, en dessous et autour de l'appareil. La figure 2 montre comment assurer la circulation d'air nécessaire autour du congélateur.

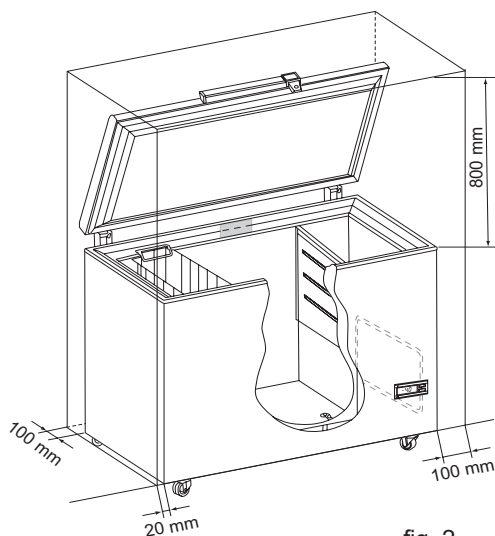


fig. 2

L'espace entre le sol et le dessous de l'appareil doit être de 15 mm.

IMPORTANT! Il faut laisser un libre accès à la grille de ventilation (fig. 3).

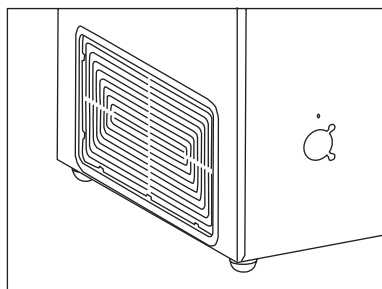


fig. 3

Utilisation prévue

Les congélateurs biomédicaux Vestfrost sont conçus pour fournir une stabilité et une précision de température fiables et pour assurer un stockage idéal à basse température pour les produits sensibles. Les appareils sont conçus pour les plages de fonctionnement suivantes:

Models	VT75 VT147 VT207 VT307 VT407 VT547
Plage de température	-40°C to -60°C
Valeur de consigne d'usine	-60°C
Température ambiante	+16°C to +32°C
Humidité relative	MAX 70 %



AVERTISSEMENT: Cet appareil n'est pas un appareil à "congélation rapide". La congélation de grandes quantités de liquide ou d'articles à forte teneur en eau augmentera temporairement la température interne et fera fonctionner les compresseurs pendant une période prolonguée. Évitez d'ouvrir la porte pendant des périodes prolonguées car l'air réfrigéré s'échappera rapidement. Gardez également les portes intérieures fermées autant que possible. Si l'air ambiant avec une humidité plus élevée remplace l'air réfrigéré, le givre peut se former plus rapidement dans l'appareil.

La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique. Elle spécifie la température ambiante optimale pour le fonctionnement..

Classe climatique	Température ambiante max °C	Humidité relative %
3	25	60
4	30	55
5	40	40
7	35	75

Utilisation et fonctionnement

L'appareil est équipé d'une commande électronique (fig. 4)



Pour ce qui concerne le maniement de la commande électronique, reportez-vous au monde d'emploi séparé dans l'appareil.


Informations complémentaires

NOTE: La première fois que l'appareil est connecté, appuyez sur le "A" (Fig 4), ainsi l'alarme sera connecté

Débranchez l'alarme en appuyant sur "A" (fig. 4). L'écran affiche « OFF ». Maintenant, débranchez la source d'alimentation.

Trou foré

Certains modèles sont munis d'un trou pré-perforé à l'arrière. Cela est utile s'il faut ajouter une réserve CO2 ou un câble de sonde.

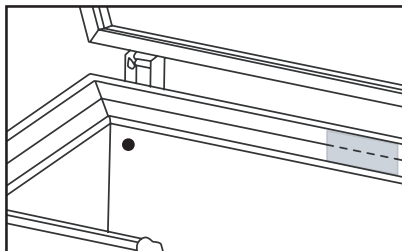

Dégivrage

L'humidité apportée par les produits et par l'air ambiant entraîne au fil du temps la formation de givre et de glace dans l'appareil. Une mince couche de givre ou de glace n'a pas d'influence sur le fonctionnement du congélateur, mais plus la couche devient épaisse, plus la consommation d'énergie augmente. Une mince couche de glace peut être enlevée à l'aide d'un racleur en matière plastique.

Ne jamais utiliser d'appareil électrique ou d'objet pointu qui risqueraient d'endommager l'intérieur de l'appareil.

Lorsque la couche de givre ou de glace atteint une épaisseur de 4 à 5 mm, le congélateur doit être dégivré. Il est recommandé de procéder au dégivrage au moment où le congélateur est presque ou complètement vide.

Procéder de la façon suivante :

1. Tirer le bouchon et laisser le couvercle ouverte.
2. Placer la cloison sous le bec du conduit de dégivrage (Non disponible dans tous les modèles)
3. Placer un récipient d'eau chaude (non bouillante) dans le congélateur, fermer le couvercle et attendre environ 30 minutes, puis enlever le givre avec un grattoir en plastique.
4. Pour éviter un débordement d'eau sur le sol pendant le dégivrage, surveiller le bac de recueil de l'eau. Il faut couvrir le sol autour du bec d'écoulement de l'eau de dégivrage pour le protéger contre la glace et les éclaboussures. Lorsque toute la glace a fondu, nettoyer le

congélateur à l'aide de produit à vaisselle sans parfum largement dilué dans l'eau. Essuyer avec un chiffon doux.

5. S'il n'y a pas le bac à eau de dégivrage, la glace est enlevé quand il est lâche
6. Faire le nettoyage du congélateur avec de l'eau tiède
7. Raccordement électrique.
8. Replacer les marchandises dans l'appareil lorsque la température a atteint un niveau correct.

Ne pas oublier de replacer le bouchon sur le conduit d'évacuation de l'eau de décongélation.

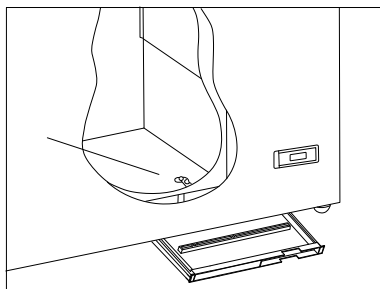


fig. 5

Nettoyage et entretien

Nettoyage

Avant le nettoyage, débrancher impérativement la prise électrique.

Utiliser de préférence de l'eau tiède additionnée d'un peu de produit à vaisselle sans parfum. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage abrasifs. Utiliser un chiffon doux. Rincer à l'eau claire et essuyer à fond. Éviter de faire pénétrer de l'eau dans le panneau de contrôle.

Le joint d'étanchéité du couvercle nécessite un nettoyage régulier afin d'éviter qu'il ne se décolore et pour garantir sa longévité. Utiliser de l'eau claire. Après nettoyage du joint d'étanchéité du couvercle, contrôler qu'il assure toujours son rôle.

La grille de ventilation doit être propre. La nettoyer avec un aspirateur.

En cas d'absence prolongée, débrancher, vider et nettoyer l'appareil et laisser le couvercle ouvert pour éviter la formation de mauvaises odeurs.

Pour économiser l'énergie

- Laisser autant que possible le couvercle fermée.
- Contrôler régulièrement l'étanchéité du couvercle
- Placer le congélateur dans un endroit frais et bien ventilé.
- Dégivrer avant que la couche de glace ne soit trop épaisse.

Remarque : Le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A est inférieur à 55 dB(A)

Recherche de pannes éventuelles

Panne	Cause possible	Remède
Il n'y a pas de lumière dans Display.	L'appareil est éteint. Panne de courant ; fusible grillé ou disjoncteur déclenché ; prise mal enfoncée.	Contrôler la fiche et la prise. Contrôler l'alimentation électrique. Contrôler le fusible ou le disjoncteur.
La température dans le congélateur est trop élevée.	La grille de ventilation est bloquée. Le couvercle de l'appareil est mal fermé. Une quantité trop importante de produits été placée en même temps dans le congélateur. Trop de givre et de glace. Le thermostat est réglé sur trop chaud. Le couvercle touche à les éléments de le congélateur	Veiller à la libre circulation de l'air. Fermer le couvercle et attendre quelques heures. Attendre quelques heures. Dégivrer l'appareil. Régler le thermostat sur une température plus basse. Déplacer les élément et s'assurer que le couvercle ferme bien.
La température dans le congélateur est trop basse.	Le thermostat est réglé sur une température trop froide. Le couvercle touche des aliments dans le congélateur.	Régler le thermostat sur une température plus haute. Déplacer les aliments et s'assurer que le couvercle ferme bien.
L'appareil produit beaucoup de givre.	Le local est très humide. Les aliments dégagent de l'humidité.	Aérer fréquemment ou transporter le congélateur dans un local moins humide. Revoir l'emballage des aliments.
Le couvercle ne s'ouvre pas.	Sous-pression dans l'appareil.	Attendre 2 ou 3 minutes jusqu'à ce que la sous-pression ait disparu et essayer de nouveau.
Vibrations et bruits insolites.	L'appareil n'est pas posé sur une surface plane. L'appareil manque d'espace. Objets en vrac ne sont pas sécurisés	Placer le congélateur sur un sol plan, stable et horizontal. Dégager le congélateur des meubles et appareils qui le gênent. Vérifier la stabilité des objets non fixés.

Garantie, pièces de rechange et service après-vente

Les pannes ou les dommages dus directement ou indirectement à une utilisation incorrecte ou fautive, un entretien insuffisant, un encastrement, une mise en place ou un raccordement incorrect, un incendie, un accident, un impact de foudre, des variations de tension et tout autre dysfonctionnement électrique dû par exemple à des fusibles ou disjoncteurs défectueux, ou à des défauts du réseau d'alimentation électrique ne sont pas couverts par la garantie. Dans le cas de réparations effectuées par des personnes autres que les réparateurs agréés par le fournisseur, et en termes généraux l'ensemble des pannes et dommages dont le fournisseur peut prouver qu'ils sont dus à d'autres causes que des erreurs ou défauts de fabrication et de matériaux et qui, par conséquent, ne sont pas couverts par la garantie.

Veillez noter que lorsqu'une intervention dans la construction ou si une modification des composants de l'appareil a été faite, la garantie et la responsabilité du fournisseur cesse, et l'appareil ne peut pas être utilisé légitimement. L'autorisation figurant sur la plaque signalétique ne sera plus valable.

Les dommages dus au transport et constatés chez le client sont à régler entre le client et le revendeur, ce qui signifie que ce-dernier doit s'assurer de la satisfaction du client.


Avant de faire appel au service après-vente, toujours contrôler les points énumérés dans la liste de recherche des pannes (voir ce point). Dans le cas où la cause de l'intervention demandée ressort de la responsabilité de la personne ayant fait appel au service après-vente, par exemple si la panne de l'appareil est due à un fusible

grillé ou à une mauvaise utilisation, c'est cette personne qui devra régler les frais entraînés par cette intervention.

Pièces de rechange

Lors de la commande de pièces de rechange, indiquer le type, numéro de produit et de production de l'appareil. Ces renseignements se trouvent sur la plaque signalétique au dos de l'appareil. La plaque signalétique renferme plusieurs informations techniques, dont les numéros de type et de série.

TOUJOURS faire appel à des services agréés en cas de réparation ou de remplacement !

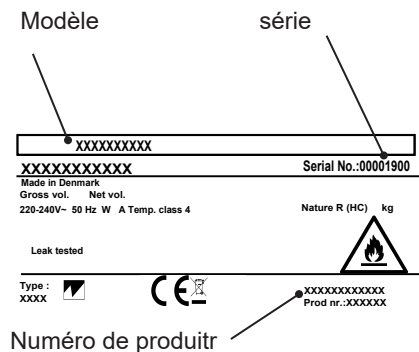

Mise au rebut

Avis aux utilisateurs concernant la collecte et l'élimination des piles et des appareils électriques et électroniques usagés.



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles et appareils électriques et électroniques usagés doivent être séparés des ordures ménagères. Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur ainsi qu'aux directives 2002/96/CE et 2006/66/CE.

En éliminant piles et appareils usagés conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à prévenir le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets potentiellement nocifs d'une manipulation inappropriée des déchets.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage des piles et appareils usagés, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie, du service municipal d'enlèvement des déchets ou du point de vente où vous avez acheté les articles concernés.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.



Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne

Si vous souhaitez vous défaire de pièces d'équipement électrique ou électronique, veuillez vous renseigner directement auprès de votre détaillant ou de votre fournisseur.

Information relative à l'élimination des déchets dans les pays extérieurs à l'Union européenne

Ce pictogramme n'est valide qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour supprimer ce produit, contactez les autorités locales ou votre revendeur afin de connaître la procédure d'élimination à suivre.

Advertencia

ADVERTENCIA:

Mantenga despejadas todas las aberturas de ventilación en el recinto del aparato o en la estructura de empotramiento.

ADVERTENCIA:

No utilice otros dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.

ADVERTENCIA:

No dañe el sistema de refrigeración.

ADVERTENCIA:

No utilice aparatos eléctricos dentro del compartimento de almacenamiento refrigerado, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

ADVERTENCIA:

Riesgo de incendio o explosión: se utiliza refrigerante inflamable. Solo debe ser reparado por personal capacitado.

ADVERTENCIA:

Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni dañado. Se utiliza refrigerante inflamable. Solo debe ser reparado por personal capacitado.

ADVERTENCIA:

No coloque múltiples tomas de corriente portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.



- Mantenga siempre las llaves en un lugar separado y fuera del alcance de los niños.
- Antes de realizar el mantenimiento o la limpieza del aparato, desenchúfelo de la red eléctrica o desconecte la fuente de alimentación.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o personas igualmente cualificadas para evitar peligros.
- La formación de escarcha en la pared interior del evaporador y en las partes superiores es un fenómeno natural. Por lo tanto, el aparato debe descongelarse durante la limpieza o el mantenimiento habitual.

- Tenga en cuenta que cualquier modificación en la construcción del aparato anulará la garantía y la responsabilidad del producto.
- Los niños deben estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Este equipo está destinado únicamente al almacenamiento y exhibición de productos empaquetados.
- No almacene explosivos, como latas de aerosol con propulsores inflamables, en la unidad.
- Superficie fría: evitar el contacto. La temperatura puede causar congelación o lesiones. Usar guantes de protección.

Índice

Advertencia.....	2
Conexión eléctrica.....	4
Conozca su congelador horizontal.....	5
Instalación y puesta en marcha inicial.....	6
Operación y funcionamiento.....	8
Descongelación.....	9
Limpieza y mantenimiento.....	10
Lista de localización de fallos.....	11
Garantía, repuestos y servicio.....	12
Eliminación de electrodomésticos.....	13
CE Declaration of conformity.....	página B

Conexión eléctrica

Este aparato cumple con las directivas UE relevantes, incluso Directiva de Bajo Voltaje 2006/95/CEE y Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE.

La toma de corriente deberá ser libremente accesible (preferentemente emplazada por encima del armario).

Conectar la unidad a una red eléctrica de corriente alterna de 230V/50-60 Hz a través de una toma de corriente instalada reglamentariamente y provista de puesta a tierra.

La toma de corriente debe estar protegida con un fusible de 10-16 amperios.

En los aparatos destinados a países fuera del continente europeo deberá verificarse si los valores de la tensión de conexión y el tipo de corriente que figuran en la placa de características del aparato coinciden con los de la red nacional.

La información sobre voltaje, / corriente se dan en la placa de características.

Si se ha dañado el cable de alimentación eléctrica, éste deberá ser reemplazado por el fabricante, su técnico de servicio o personal de una formación equivalente, para evitar peligros

La placa de características, situada en el interior del aparato, contiene algunos datos técnicos, además del número de tipo y serie. del número de tipo y serie.

Conozca su congelador horizontal

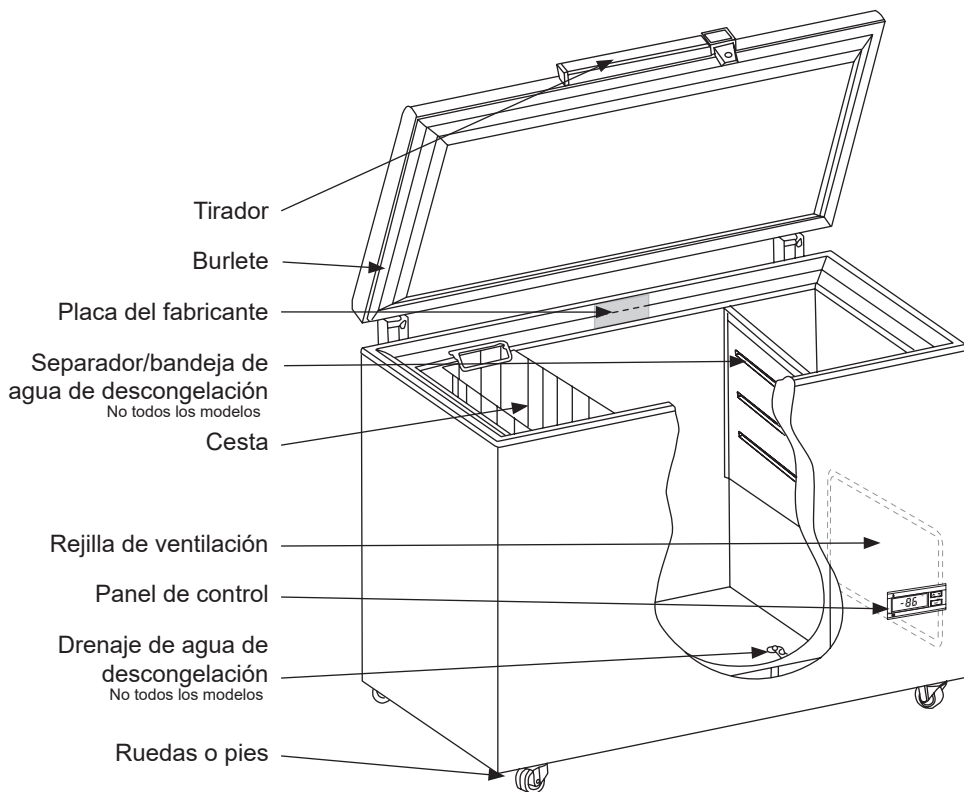


Figura 1

Instalación y puesta en marcha inicial

Ubicación

Por motivos de seguridad y funcionamiento, no se debe instalar el aparato en exteriores.

Coloque el congelador sobre una superficie nivelada, horizontal y estable en una habitación seca y bien ventilada (con un máximo de 75% de humedad relativa del aire).

Nunca lo coloque cerca de fuentes de calor tales como estufas o radiadores, y evite colocarlo bajo la luz solar directa.

Ventilación

Es importante que el congelador esté bien ventilado y que el aire pueda circular sin obstáculos por arriba, debajo y alrededor del mismo. La figura 2 indica cómo asegurar la circulación necesaria alrededor del congelador.

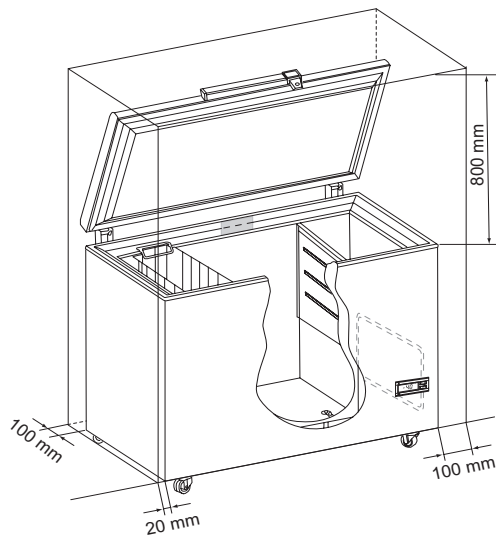


Figura 2

Entre la base del congelador y el suelo debe haber un espacio de 15 mm.

¡IMPORTANTE! Debe haber libre acceso a la rejilla de ventilación (fig. 3).

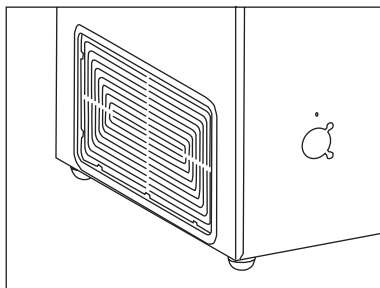


Figura 3

Uso previsto

Los congeladores biomédicos Vestfrost están diseñados para proporcionar una estabilidad y precisión de temperatura confiables, garantizando un almacenamiento en frío ideal para artículos sensibles.

Los productos están diseñados para los siguientes rangos de funcionamiento:

Models	VT75 VT147 VT207 VT307 VT407 VT547
Plage de température	-30°C to -63°C
Valor de ajuste de fábrica	-62°C
Température ambiante	+16°C to +32°C
Humidité relative	MAX 70 %



ADVERTENCIA: Esta unidad no es un dispositivo de “congelación rápida”. Congelar grandes cantidades de líquido o artículos con alto contenido de agua aumentará temporalmente la temperatura de la cámara y hará que los compresores operen durante un período prolongado. Evite mantener la puerta abierta por largos periodos de tiempo, ya que el aire de la cámara escapará rápidamente. Además, mantenga las puertas interiores cerradas tanto como sea posible. Cuando el aire de la habitación, que tiene mayor humedad, reemplaza el aire de la cámara, puede formarse escarcha en el interior con mayor rapidez.

La clase climática se indica en la placa de identificación.
Esta indica la temperatura ambiente óptima.

Clase de clima de la habitación	Temperatura ambiente máxima °C	Humedad relativa %
3	25	60
4	30	55
5	40	40
7	35	75

Operación y funcionamiento

El aparato está equipado con controles electrónicos (figura 4)



figura 4

Para funcionar el regulador vea por favor el libro de instrucción dentro de la aplicación.

Información adicional

NOTA: Cuando se conecta el poder a primer vez, pulse el botón "A" (figura 4). La alarma está conectada


El aparato está equipado con una batería de respaldo. La alarma se activará automáticamente al fallar la alimentación eléctrica.

Por lo tanto, es importante desconectar la alarma si el aparato no se usará durante un período prolongado.

Pulse el botón "A" (fig. 4) para desactivar la alarma. En la pantalla aparece "OFF". A continuación, desconecte la fuente de alimentación eléctrica.

Portilla

Algunos modelos tienen orificios perforados previamente en la parte posterior. Estos son útiles cuando es necesario utilizar sistemas de respaldo de CO2 o insertar una sonda de sensor.

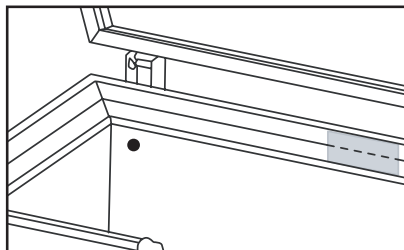

Descongelación

Los artículos almacenados y la humedad del aire generan gradualmente escarcha y hielo en el congelador. Una capa delgada de escarcha o hielo no afecta al funcionamiento del congelador, pero a medida que aumenta el grosor de la capa, será mayor el consumo energético. Se puede retirar la escarcha suelta con ayuda de un raspador plástico.

Nunca use aparatos eléctricos o instrumentos afilados ya que con ello se puede dañar el interior del aparato.

Cuando la capa de escarcha exceda de 4-5 mm de grosor será necesario descongelar el congelador. Se recomienda descongelar el congelador cuando hayan pocos o ningún artículo en el electrodoméstico.

Proceda de la manera siguiente:

1. Deje abierta la tapa.
2. Coloque el separador bajo la salida del agua de descongelación. (no todos los modelos)
3. Coloque un recipiente de agua caliente (pero no hirviendo) en el congelador, cierre la tapa y espere aprox. 30 minutos, raspando a continuación la capa de escarcha con el raspador de plástico.
4. Para prevenir que el suelo se moje durante el proceso de descongelación, es necesario vigilar la bandeja de agua de descongelación. Debería cubrirse el suelo alrededor del desagüe de agua de descongelación como protección contra

el hielo y las salpicaduras. Cuando se haya derretido todo el hielo, limpie el interior con una solución de agua y detergente sin perfume. Pase un paño blando.

5. Conecte la alimentación eléctrica.
6. Los artículos podrán volverse a colocar en el aparato cuando la temperatura sea la adecuada.

Recuerde volver a colocar el tapón en el desagüe de agua de descongelación.

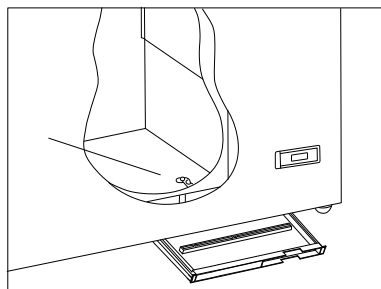


Figura 5

Limpieza y mantenimiento

Limpieza

Antes de limpiar el aparato debe extraerse el enchufe y vaciar el interior de todos los accesorios móviles.

El congelador horizontal se limpia de forma óptima con una solución de agua tibia a la que se añade un poco de detergente sin perfume. Nunca use agentes de limpieza abrasivos. Utilice un paño blando. Enjuague con agua limpia y séquelo completamente. Es importante impedir que el agua entre en el panel de control.

Es necesario limpiar regularmente el burlete de la tapa para prevenir la decoloración y para prolongar la vida útil de servicio. Use agua limpia. Después de limpiar el burlete, verifique que continúe proporcionando un sello hermético.

Debe mantenerse la rejilla de ventilación libre de suciedad e impurezas. Debe limpiarse con una aspiradora.

Si va a ausentarse durante algún tiempo, desconecte el aparato y extraiga el enchufe, vacíe y limpie el congelador y deje la tapa abierta para prevenir malos olores.

Ahorre energía

- Mantenga cerrada la tapa el mayor tiempo posible.
- Compruebe periódicamente que la tapa cierre herméticamente.
- Instale el congelador en una habitación fresca y bien ventilada.
- Descongele el congelador antes de que la capa de hielo se vuelva demasiado espesa.

Nota: El nivel de presión sonora de emisión ponderado A es inferior a 55 dB(A)

Lista de localización de fallos

Fallo	Causa posible	Solución
No se encienden las luces de Display	El aparato está apagado. Interrupción de alimentación eléctrica; el fusible está fundido; el electrodoméstico no está enchufado correctamente.	Controle la clavija y el interruptor. Verifique que esté conectada la alimentación eléctrica. Restablezca el fusible.
La temperatura en el congelador es demasiado alta.	Está bloqueada la rejilla de ventilación. No se ha cerrado correctamente la tapa del congelador. La cantidad de artículos colocados de una vez en el congelador es mayor que la capacidad del congelador. Capa gruesa de escarcha y hielo. Se ha seleccionado una temperatura demasiado elevada para el termostato. La tapa hace contacto con los productos en el congelador.	Procure que no se bloquee la circulación del aire. Cierre la tapa y espere un par de horas. Espere un par de horas. Descongele el congelador. Seleccione un valor más bajo de temperatura para el termostato. Reorganizar elementos en el congelador
La temperatura en el congelador es demasiado baja.	Se ha seleccionado una temperatura demasiado baja para el termostato.	Cambie la posición de los artículos y compruebe que la tapa cierre correctamente.
El congelador se cubre de escarcha.	La habitación es muy húmeda. Los artículos emiten humedad.	Airee con frecuencia o traslade el congelador a una habitación menos húmeda. Envuelva de nuevo los artículos.
La tapa no puede abrirse.	Descenso de presión en el congelador.	Espere 2-3 minutos hasta que desaparezca el descenso de presión y pruebe de nuevo.
Vibración y ruidos molestos.	El aparato no está nivelado. El aparato hace contacto con otros elementos. El separador están sueltos.	Coloque el congelador horizontal sobre una base nivelada y estable. Aléjelo de muebles u otros aparatos. Inspeccione los accesorios móviles y colóquelos de nuevo.

Garantía, repuestos y servicio

Exclusiones de la Garantía

Fallos y daños causados directa o indirectamente por uso erróneo o indebido, mantenimiento insuficiente, integración o instalación erróneos o conexiones eléctricas defectuosas. Incendio, accidente, rayos, variaciones de voltaje u otras interferencias eléctricas, incluidos fusibles defectuosos o fallos en las instalaciones de suministro eléctrico.

La Garantía no cubre reparaciones realizadas por centros de servicio distintos de los autorizados, ni aquellos fallos y daños que el fabricante demuestre que se deben a causas distintas a defectos de fabricación o de materiales.


Por favor, tenga en cuenta que los cambios en la construcción del aparato o en sus componentes cancelarán esta Garantía y la responsabilidad de producto, y no podrá utilizarse el aparato legalmente. También quedará cancelada la autorización concedida en la placa de datos de servicio.

Los daños ocurridos durante el transporte y descubiertos por el comprador son principalmente un asunto a resolver entre el comprador y el distribuidor, es decir, que el distribuidor debe asegurarse de que se resuelvan las quejas a satisfacción del comprador.

Antes de llamar solicitando asistencia técnica, por favor intente resolver el fallo Ud. mismo (vea Localización de Fallos). Si su solicitud de asistencia técnica es injustificada, por ejemplo, si el electrodoméstico ha fallado como resultado de un fusible fundido o por un uso erróneo, deberá abonar los costes incurridos con su llamada de solicitud de asistencia técnica.

Repuestos

Al hacer pedidos de repuestos, le sugerimos indicar el tipo y los números de serie y de producto del electrodoméstico. Esta información aparece en la placa de identificación del fabricante colocada en la parte trasera del electrodoméstico. La placa del fabricante contiene diversa información técnica, incluido el tipo de aparato y el número de serie.

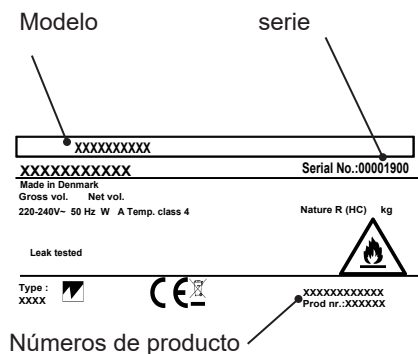

Eliminación de electrodomésticos

Información para Usuarios sobre la Recolección y Eliminación de aparatos viejos y baterías usadas.



Estos símbolos en los productos, embalajes y/o documentos adjuntos, significan que los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías no deberían ser mezclados con los desechos domésticos. Para el tratamiento apropiado, la recuperación y el reciclado de aparatos viejos y baterías usadas, por favor, observe las normas de recolección aplicables, de acuerdo a su legislación nacional y a las Directivas 2002/96/CE y 2006/66/CE.

Al desechar estos aparatos y baterías correctamente, Usted estará ayudando a preservar recursos valiosos y a prevenir cualquier potencial efecto negativo sobre la salud de la humanidad y el medio ambiente que, de lo contrario, podría surgir de un manejo inapropiado de los residuos.

Para mayor información sobre la recolección y el reciclado de aparatos y baterías viejos, por favor, contacte a su comunidad local, su servicio de eliminación de residuos o al comercio donde adquirió estos aparatos. Podrán aplicarse penas por la eliminación incorrecta de estos residuos, de acuerdo a la legislación nacional.



Para usuarios empresariales en la Unión Europea

Si usted desea descartar aparatos eléctricos y electrónicos, por favor contacte a su distribuidor o proveedor a fin de obtener mayor información.

Información sobre la Eliminación en otros Países fuera de la Unión Europea

Estos símbolos sólo son válidos dentro de la Unión Europea. Si desea desechar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para que le informen sobre el método correcto de eliminación.

Advarsel

ADVARSEL:

Lad ventilationsåbninger, i apparatets kabinet og i eventuelt indbygningsmodul, være util-dækkede.

ADVARSEL:

Brug ikke andre mekaniske enheder eller metoder til at fremskynde afrimningsprocessen end dem, der anbefales af producenten.

ADVARSEL:

Undgå at beskadige kølemiddel-systemet.

ADVARSEL:

Brug ikke elektriske apparater inde i det kølede opbevaringsrum, medmindre de er af en type, der anbefales af producenten.

ADVARSEL:

Fare for brand eller eksplosion – apparatet indeholder brandfarligt kølemiddel. Reparation må kun udføres af uddannet personale.

ADVARSEL:

Ved placering af apparatet skal du sikre, at strømkablet ikke bliver klemt eller beskadiget. Brandfarligt kølemiddel anvendes. Reparation må kun udføres af uddannet personale.

ADVARSEL:

Anbring ikke flere bærbare stikkontakter eller strømforsyninger bag apparatet.



- Opbevar altid nøglerne et separat sted og uden for børns rækkevidde.
- Før service eller rengøring af apparatet skal det frakobles strømforsyningen ved at tage stikket ud eller afbryde den elektriske strøm.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicepartner eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.

- Frostdannelse på den indvendige fordampervæg og de øverste dele er et naturligt fænomen. Derfor bør apparatet afrimes i forbindelse med almindelig rengøring eller vedligeholdelse.
- Bemærk, at ændringer af apparatets konstruktion vil annullere al garanti og produktansvar.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Dette udstyr er kun beregnet til opbevaring og fremvisning af emballerede produkter.
- Opbevar ikke eksplosive genstande, såsom spraydåser med brandfarlige drivmidler, i enheden.
- Kold overflade: Undgå kontakt. Temperaturen kan forårsage forfrysninger eller skader. Brug beskyttelseshandsker.

Indhold

Advarsel.....	2
Elektrisk tilslutning	4
Lær fryseboksen at kende	5
Ibrugtagning og installation.....	6
Betjening og funktion	8
Afrimning	9
Rengøring og vedligeholdelse	10
Fejlfindingsliste	11
Reklamation, reservedele og service	12
Bortskaffelse	13
C E Overensstemmelseserklæring....	Side B

Elektrisk tilslutning

Ledninger og forbindelser til strømforsyningssystemer skal være i overensstemmelse med gældende lokale og nationale standarder og love.

Denne enhed overholder de relevante EU-direktiver, herunder Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU og EMC-direktiv 2014/30/EU

Stikket skal være frit tilgængelig.

Tilslut kun apparatet til 230 V / 50-60Hz vekselstrøm via en korrekt installeret stikkontakt med jordforbindelse.

Stikkontakten skal være sikret med en 10 A eller højere sikring.

Hvis apparatet skal betjenes i et ikke-europæisk land, tjek på typeskiltet, om anført spænding og strøm svarer til værdierne i din netspænding.

Oplysninger om spænding og effekt / strøm er angivet på typeskiltet.

Netledningen må kun udskiftes af en autoriseret.

Typeskiltet indeholder forskellige tekniske oplysninger, samt type og serienummer.

Lær fryseboksen at kende

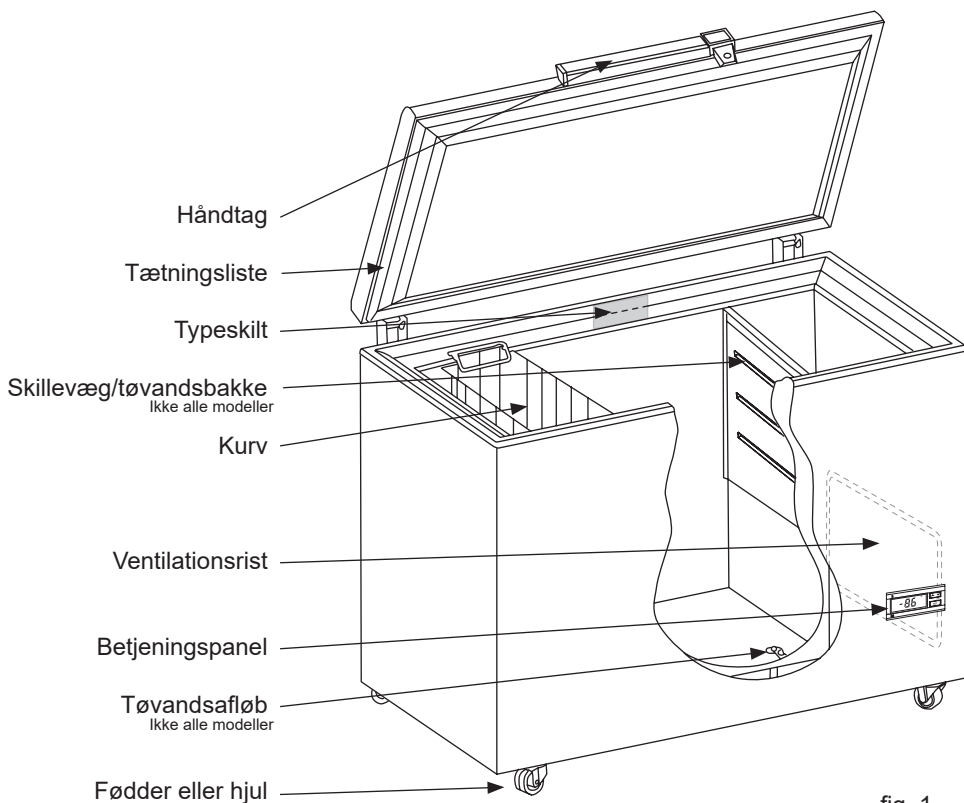


fig. 1

Ibrugtagning og installation

Placering

Af sikkerhedsmæssige og driftsmæssige grunde må apparatet ikke placeres udendørs.

Stil fryseboksen på et plant, vandret og stabilt underlag i et tørt og godt ventileret rum (max. 75% relativ luftfugtighed).

Undgå at udsætte fryseboksen for direkte sollys eller varme fra anden varmekilde eks. radiator.

Ventilation

Det er vigtigt, at apparatet får tilstrækkelig ventilation og at der er uhindret luftcirkulation over, under og omkring det. Figur 2 viser, hvordan du sikrer den nødvendige cirkulation omkring fryseren.

Mellem fryserens bund og gulvet skal der være et mellemrum på 15 mm.

VIGTIGT! Der skal være fri adgang til ventilationsristen (fig. 3).

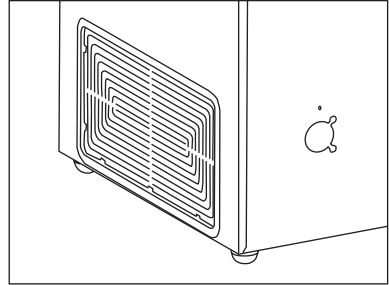


fig. 3

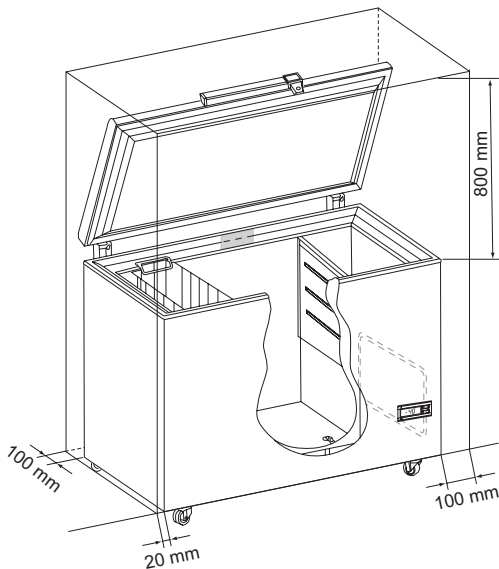


fig. 2

Forventet anvendelse

Vestfrosts biomedicinske fryserer er designet til at levere pålidelig temperaturstabilitet og præcision, og til at sikre ideelle kolde opbevaringsforhold for følsomme produkter. Produkterne er konstrueret til følgende:

Models	VT75 VT147 VT207 VT307 VT407 VT547
Temperatureområde	-30°C to -63°C
Fabriksindstillingen	-62°C
Omgivelsetemperature	+16°C to +32°C
Relativ luftfugtighed	MAX 70 %



ADVARSEL: Denne enhed er ikke et "hurtigfrysings"-apparat. Nedfrysning af store mængder væske eller produkter med højt vandindhold vil midlertidigt øge temperaturen i kammeret og få kompressorerne til at køre i længere tid. Undgå at holde døren åben i længere perioder, da den kolde luft i kammeret hurtigt vil slippe ud. Hold også de indvendige døre lukkede så meget som muligt. Når rumluft med højere luftfugtighed erstatter kammerluften, kan der dannes frost hurtigere i kammeret.

Klimaklassen er angivet på typeskiltet. Den angiver den optimale rumtemperatur.

Rum klima klasse	Max temperature °C	Relativ luftfugtighed %
3	25	60
4	30	55
5	40	40
7	35	75

Betjening og funktion

Apparatet er udstyret med en elektronisk styring (fig. 4)



For betjening af den elektroniske styring henvises til separat brugsvejledning vedlagt inde i apparatet.

Yderligere oplysninger

OBS: Når strømmen tilsluttes første gang, skal der trykkes på knappen "A" (fig. 4), derved tilkobles alarmeren.


Alarmeren vil automatisk slukke ved strømsvigt.

Derfor er det vigtigt at afbryde alarmeren, hvis apparatet ikke skal anvendes i en periode.

Afbryd alarmeren ved at trykke på "A" (fig. 4), og displayet viser "OFF", og derefter frakobles strømforsyningen.

Port hole

Nogle modeller har et forboret hul på bagsiden. Den anvendes i tilfælde af CO2 back up eller hvis der kræves indførelse af en sensor.

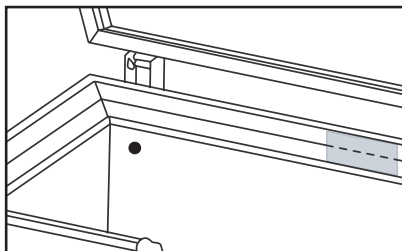

Afrimning

Varerne og fugtigheden i luften forårsager efterhånden rim- og isdannelse i fryseboksen. Et tyndt lag rim eller is nedsætter ikke fryserens funktion, men jo tykkere belægningen er, desto højere bliver energiforbruget. Lidt løst rim kan skrubes af med en plastiskraber.

Brug aldrig elektriske apparater eller skarpe genstande, da det kan beskadige de indvendige dele i apparatet.

Når rim- og isdannelsen er 4-5 mm tyk skal fryseren afrimes. Det anbefales at afrime fryseren, når der er få eller ingen varer i fryseren.

Gå frem på følgende måde:

1. Træk elstikket ud og lad låget stå åben.
2. Er der tøvandsbakke og tøvandsudløb (fig.5) i fryseboksen, placeres tøvandsbakken under tøvandsudløbet.
3. Sæt en skål med varmt vand (ikke kogende) i fryseren, luk låget og vent ca. 30 minutter, hvorefter rimlaget fjernes med plastskraber.
4. For at undgå vand på gulvet under optøningsprocessen, skal man holde opsyn med tøvandsbakken. Man bør afdække gulvet omkring tøvandsafløbet for at beskytte imod is og vandstænk.
5. Hvis der *ikke* er tøvandsudløb og tøvandsbakke i fryseboksen, fjernes isen når den er løs.
6. Når isen er smeltet, gøres fryseren ren med en svag opløsning af vand og uparfumeret opvaskemiddel. Tør af med en blød klud.
7. Tilslut strømmen.
8. Varerne kan lægges ind i apparatet igen når temperaturen er korrekt.

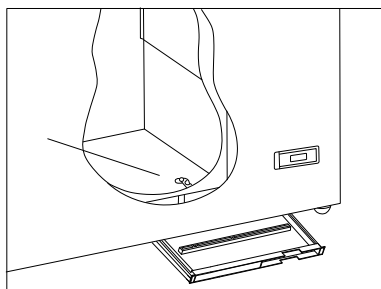


fig. 5

Husk at sætte proppen i tøvandsafløbet igen.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring

Inden rengøring skal strømmen afbrydes ved at tage stikket ud af stikkontakten. Alle varer og løse dele skal fjernes.

Fryseboksen rengøres bedst med en opløsning af lunkent vand tilsat lidt uparfumeret opvaskemiddel. Anvend ikke rengøringsmidler der kan ridse. Brug en blød klud. Vask efter med rent vand og tør grundigt af. Undgå at der kommer vand ind i betjeningspanelet.

Tætningslisten rundt ved låget kræver jævnlig rengøring for at undgå misfarvning og sikre lang holdbarhed. Brug rent vand. Efter rengøring af lågets tætningsliste bør du kontrollere om den fortsat slutter tæt.

Ventillationsristen skal holdes fri for snavs og skidt. Rengøres med støvsuger.

Hvis fryseboksen ikke skal benyttes i længere tid, afbrydes strømmen, den tømmes og rengøres. Lad låget stå åbent for at undgå lugtgener.

Spar energi

- hold låget lukket så meget som muligt.
- jævnligt kontrollér at låget lukker tæt
- installer fryseren i et køligt og godt ventileret rum
- afrim fryseren inden islaget bliver for tykt, jf. information om afrimning.

Bemærk: Det A-vægtede emissionslydtrykniveau er mindre end 55 dB(A)

Fejlfindingsliste

Fejl	Mulig årsag	Afhjælpning
Der er ikke lys i displayet.	Apparatet er slukket. Strømsvigt; sikringen er slået fra; netstikket er ikke sat rigtigt i.	Kontrollér stik og kontakt. Kontrollér om strømmen er tilsluttet. Sikringen skal være slået til.
Temperaturen i fryserummet er for høj.	Ventilationsristen er blokeret. Fryserens låg er ikke lukket rigtigt. Der er anbragt mere i fryseren på én gang, end den har kapacitet til. Kraftig rim og islag. Termostat er indstillet for varmt. Låget støder mod varer i fryseren.	Sørg for at der er uhindret luftcirkulation. Luk låget og vent et par timer. Vent et par timer. Afrim fryseren. Indstil termostat til koldere position. Flyt rundt på varerne og kontrollér at låget kan lukke rigtigt.
Temperaturen i fryseren er for lav.	Termostaten er indstillet for koldt.	Indstil termostat til varmere position.
Fryseren rimer kraftigt.	Rummet er meget fugtigt. Fugtafgivelse fra varerne. Låget og/eller tætningsliste lukker ikke korrekt.	Luft hyppigt ud eller flyt fryseren til et rum med mindre fugt. Ompak varerne. Tjek låg og tætningsliste for fejl.
Låget kan ikke åbnes.	Undertryk i fryseren.	Vent 2-3 minutter indtil undertrykket er forsvundet og prøv igen.
Vibrationer og ualmindelig støj.	Apparatet står ikke på en plan flade. Apparatet er ikke fritstående. Indvendig udstyr står løst	Placer fryseboksen på et plant vandret og stabilt underlag. Flyt apparatet væk fra møbler eller andre apparater. Kontrollér de flytbar dele og isæt dem igen.

Reklamation, reservedele og service

Reklamationsretten

Såfremt der konstateres fejl ved produktet, kan De over for leverandøren gøre brug af reklamationsretten ifølge gældende lovgivning. Producenten skal for egen regning afhjælpe fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug under forudsætning af, at apparatet er købt som fabriksnyt i Danmark. For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.

Såfremt det skønnes nødvendigt at apparatet indsendes til værksted, sker indsendelse og returnering for producentens regning og risiko.

Der er ikke dækning for fejl eller skader direkte eller indirekte opstået ved fejlbetjening, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, forkert indbygning, opstilling eller tilslutning. Det samme gælder for brand, ulykke, lynnedslag, spændingsvariationer eller andre elektriske forstyrrelser som f.eks. defekte sikringer eller fejl i forsyningsnettets elektriske installationer.

Reparationer udført af andre end de anviste reparatører, og i det hele taget fejl og skader, som leverandøren kan godtgøre skyldes andre årsager end fabrikations- og materialefejl, er ikke omfattet af reklamationsretten.

Vær opmærksom på, at ved indgreb i apparatets opbygning, og ved ændring af apparatets komponentbestykning bortfalder garanti og produktansvar og apparatet kan ikke lovligt anvendes. Godkendelse anført på mærkeskilt er ligeledes ugyldig.


Transportskader, der konstateres hos forbrugeren, er primært en sag mellem forbruger og forhandler, dvs. forhandler må drage

omsorg for, at forbrugeren stilles tilfreds, inden du tilkalder serviceassistance, bedes du kontrollere de fejlmuligheder, du selv kan afhjælpe. (Se brugsanvisningen)

Reservedele

Angiv venligst type- og serienummer samt produkt nummer, når du bestiller reservedele.

Disse oplysninger finder du på typeskiltet. Typeskiltet indeholder forskellige tekniske oplysninger, samt type- og serienummer. Husk altid at bruge autoriserede håndværkere, hvis der er noget der skal repareres eller udskiftes!

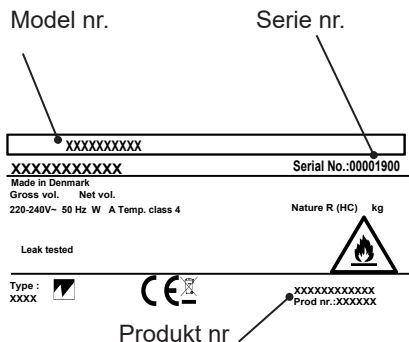

Bortskaffelse

Brugerinformation om indsamling og bortskaffelse af elektriskrot og brugte batterier



Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må smides ud som almindeligt husholdningsaffald. Sådanne gamle produkter og batterier skal indleveres til behandling, genvinding resp. recycling i henhold til gældende nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF.

Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier på korrekt vis hjælper du med til at beskytte værdifulde ressourcer og imødegå de negative påvirkninger af det menneskelige helbred og miljøet, som vil kunne være følgen af usagkyndig affaldsbehandling.

Ønsker du mere udførlig information om indsamling og recycling af gamle produkter og batterier, kan du henvende dig til din kommune, deponeringselskabet eller stedet, hvor du har købt produkterne.

Usagkyndig bortskaffelse af elektriskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg.



For kommercielle brugere i Den Europæiske Union

Når du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske apparater, bedes du henvende dig til din forhandler eller leverandør for nærmere information.

Information om bortskaffelse i lande uden for Den Europæiske Union

Disse symboler gælder kun inden for Den Europæiske Union. Hvis du ønsker at afhænde dette produkt, skal du rette henvendelse til de lokale myndigheder eller din forhandler. Her kan du få oplysninger om, hvordan du bedst kommer af med produktet.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Vestfrost product: -20°C to -86°C Ultra Low temperature chest freezers

Type: See enclosure No. 1.

VT075/VT147/VT207/VT307/VT407/VT547

Manufacturer: **A/S Vestfrost**
Falkevej 12, 6705 Esbjerg Ø, Denmark
Telephone 45 79 14 25 25
vestfrostolutions.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

The object of the declaration is in conformity with the following Union harmonization legislation.

Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery
EN IEC 60335-2-89:2022+A11:2022+AC2023
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+ A2:2019+A15:2021
EN 62233:2008

Directive 2014/30/EU of the European Parliament of the laws relating to electromagnetic compatibility
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021

Directive 2011/65/EU of the European Parliament on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
EN IEC 63000:2018

A/S VESTFROST

2025.08.22

Appliance Certification Manager

Jørgen Dyrholm

name

Esbjerg Denmark

VESTFROST
SOLUTIONS
A/S VESTFROST
Falkevej 12
DK-6705 ESBJERG Ø
Tel: +45 79 14 22 22 Fax: +45 79 14 25 25

Jørgen Dyrholm
signature

Esbjerg Denmark

A/S Vestfrost Tel. +45 79 14 22 22 CVR. 37101117
Falkevej 12 Fax +45 79 14 22 55
DK-6705 Esbjerg Ø www.vestfrostolutions.com

- GB Reserving the right to alter specifications without prior notice.
- DE Recht auf Änderungen vorbehalten.
- FR Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à nos produits
- ES La empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones
- DK Ret til ændringer forbeholdes

Vestfrost Solutions
Falkevej 12
DK-6705 Esbjerg Ø

www.vestfrostsolutions.com
info@vestfrostsolutions.com

Drawing no.: 8061038-01
Revision date: 14-10-2025